

Ts Easi-View



WARNING:

CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for Children under 3 years.



Guarde estas instruções para consultas futuras

- Evite que o Easi-View entre em contacto com água ou outros líquidos
- Em caso de descarga electrostática, o seu Easi-View poderá deixar de funcionar devidamente. Nesse caso, desligue-o e ligue-o novamente para reinicializá-lo
- A garantia é considerada nula se a caixa for aberta por qualquer motivo
- A garantia não abrange qualquer perda de dados da unidade nem qualquer perda de informação consequente

Assistência e Garantia

Este produto possui uma garantia de um ano relativa a problemas detectados durante uma utilização normal. A utilização incorrecta do Easi-View™ ou a abertura da unidade tornarão esta garantia inválida. Todas as reparações não abrangidas pela garantia estarão sujeitas a um custo de substituição.

Visite www.tts-group.co.uk para obter as informações mais recentes sobre o produto.


Envie um e-mail para feedback@tts-group.co.uk para obter assistência técnica.

TTS Group Ltd Número de telefone gratuito: 0800 318686
Park Lane Business Park Número de fax gratuito: 0800 137525
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire, Reino Unido
NG17 9GU



TTS-Group
EL00052

Conheça o seu Easi-View

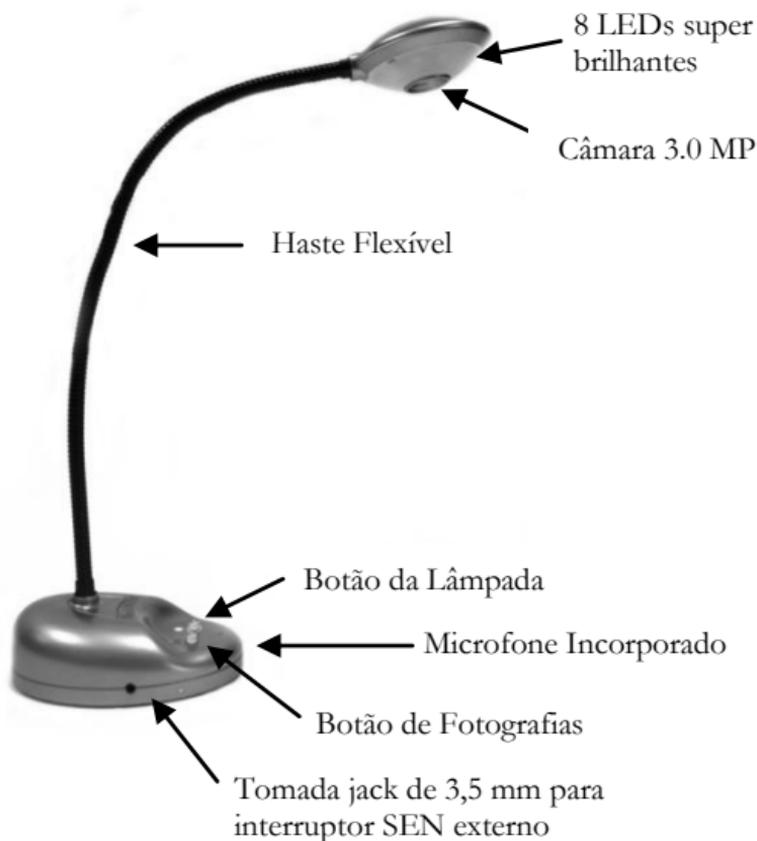

Comandos do Easi-View

Existem dois botões na base do Easi-View:



Prima o botão de disparo para tirar uma fotografia.




Prima o botão de Iluminação para ligar os LEDs. Se pressionar repetidamente o botão, os LEDs ficarão mais brilhantes.

Para além do botão da câmara, o Easi-View possui uma tomada jack mono de 3,5 mm para que possa utilizar interruptores externos para tirar fotografias.

Ligar a um PC

- Ligue o Easi-View numa tomada USB disponível.
- A primeira vez que ligar o Easi-View a um PC, será automaticamente efectuada a instalação das unidades e poderá ser necessário reiniciar o PC dependendo do seu sistema operativo.
- O PC irá reconhecer o dispositivo como um dispositivo de Vídeo USB e será apresentado como um dispositivo de vídeo na secção Scanners e Câmaras em "My Computer" (O Meu Computador).
- **Para o bom funcionamento do Easi-View, os Computadores com câmaras web internas terão de ter as mesmas desactivadas.**

Instalar o Easi-View (Apenas PC)

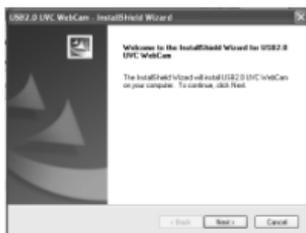

O procedimento apresentado abaixo é para o windows XP (Compatível com Vista).

- Ligue o Easi-View a uma porta USB no seu PC. Insira o CD no seu PC e o programa de configuração iniciará automaticamente. Se não iniciar

automaticamente, faça duplo clique no ícone "setup.exe". Clique no botão Install (Instalar) para continuar.



- Clique no botão Next (Seguinte) para continuar.




- O instalador irá copiar os ficheiros necessários para o seu PC. Instalará igualmente o DirectX, se necessário.




- Se visualizar este ecrã, clique em "Continue anyway" (Continuar mesmo assim).
- Clique em "Finish" (Concluir) para concluir a instalação.

Pré-visualização de definições e resolução de instantâneos

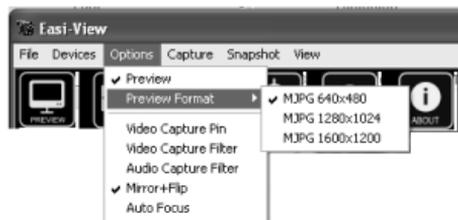

A resolução de pré-visualização pode ser definida através do menu de opções.

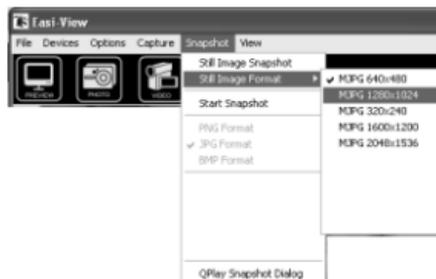

A resolução de imagem Parada é definida em separado utilizando o menu de instantâneos.

Tirar fotografias



Para tirar uma fotografia, utilize o botão de disparo situado na base do Easi-View, ou clique simplesmente no ícone "photo" (fotografia).

Para ver as suas imagens, seleccione "open my pictures" (abrir as minhas imagens) no menu "View" (Ver) e navegue até à pasta que estará guardada por ordem de data.



Se a imagem for apresentada ao contrário, utilize a rotação para rodar a imagem de forma visualizá-la correctamente.



O Easi-View possui uma função de foco automático. Pode definir o foco a qualquer momento clicando no respectivo ícone.

Captura de vídeo



Para capturar vídeos em directo, basta clicar no ícone "vídeo". O ícone ficará vermelho e ser-lhe-á solicitada uma confirmação. Para parar a gravação, basta clicar novamente no ícone. No

menu "capture" (captura), existe uma opção para definir o tempo de captura máximo, a fim de evitar a criação de ficheiros muito grandes

Utilizar o Easi-View como uma Câmara Web

O Easi-View possui um microfone incorporado e pode ser utilizado como uma câmara web com aplicações bastante conhecidas, como o Messenger.

Especificações técnicas

- Resolução de 3.0 Megapixels
- Foco Automático (10 cm no mínimo)
- 8 LEDs super brilhantes

Resolução de problemas

O Easi-View foi concebido para funcionar de uma forma fiável e previsível em todas as condições normais. No entanto, é possível que ocorram problemas. Verifique o seguinte antes de entrar em contacto com a assistência técnica.

Problema	O Foco Automático não funciona
Solução	O PC possui uma câmara web interna. É necessário desactivar esta câmara web para o Easi-View funcionar correctamente.
Problema	A imagem está demasiado escura
Solução	Prima o botão de iluminação ou utilize uma fonte de iluminação externa.