



**GLOBAL EQUIPAMENTOS**

Tele vendas:  
**16 3242 2074**

## **AGITADOR DE TUBOS VORTEX - XH-C MANUAL DE INSTRUÇÃO**

### **Modo de Operação**

- O equipamento deve ser colocado em uma superfície lisa e estável;

### **Modo Contínuo:**

- Pressionar o interruptor para o lado esquerdo;
- Para desligar o equipamento, pressionar o interruptor para o lado direito.

### **Modo Toque (Pulso):**

- Pressionar o interruptor para o lado direito;
- Pressionar o tubo a ser agitado sobre a plataforma, durante o período necessário;

### **Precauções:**

- Para limpeza, desconecte o agitador da tomada, use pano úmido e água.
- Nunca abra o equipamento, para evitar choques elétricos.
- Reparos e manutenções devem ser feitos por pessoas qualificadas.



**GLOBAL TRADE  
TECHNOLOGY**

contato@globaltradebr.com.br  
[www.globaltradebr.com.br](http://www.globaltradebr.com.br)