



**GLOBAL EQUIPAMENTOS**

Tele vendas:  
**16 3242 2074**

## HOMOGENEIZADOR CIRCULAR DE TUBOS DISPLAY DIGITAL - KJMR-IVA MANUAL DE INSTRUÇÃO

### Modo de Operação

- O equipamento deve ser colocado em uma superfície lisa e estável;
- As presilhas anexadas à plataforma são compatíveis com tubos de 12-13mm de diâmetro. Caso necessite trabalhar com tubos de 16mm de diâmetro, as presilhas anexadas devem ser substituídas pelas presilhas que acompanham o equipamento (compatíveis com tubos de 16mm de diâmetro);
- A plataforma giratória com as presilhas apropriadas fixadas deve ser parafusada ao equipamento;
- Fixar os tubos às presilhas da plataforma;

### Modo Contínuo

- Pressionar o interruptor para a posição "on".
- Ajustar o tempo 000 pressionando os botões abaixo do display ▲ ou ▼;
- Ajustar a velocidade desejada (5-35 rpm) pressionando os botões abaixo do display ▲ ou ▼;
- Pressionar o botão "start" para iniciar a agitação;
- Pressionar o botão "stop" para interromper a agitação;
- Para desligar o equipamento, pressionar o interruptor para posição "off".

### Modo Temporizado

- Pressionar o interruptor para a posição "on".
- Ajustar o tempo desejado (no intervalo de 1-999 min) pressionando os botões abaixo do display ▲ ou ▼;
- Ajustar a velocidade desejada (5-35 rpm) pressionando os botões abaixo do display ▲ ou ▼;
- Pressionar o botão "start" para iniciar a agitação;
- Pressionar o botão "stop" para interromper a agitação;
- Para desligar o equipamento, pressionar o interruptor para posição "off".

### Precauções:

- Para limpeza, desconecte o agitador da tomada, use pano úmido e água.
- Nunca abra o equipamento, para evitar choques elétricos.
- Reparos e manutenções devem ser feitos por pessoas qualificadas.