



**GLOBAL EQUIPAMENTOS**

Teleendas:  
**16 3242 2074**

## AGITADOR ORBITAL - DSR-10 MANUAL DE INSTRUÇÕES

### Condições de uso

Para uso apropriado, o equipamento deve ser colocado em uma superfície lisa e estável. Os objetos ao redor devem permanecer a uma distância segura do agitador, enquanto ele estiver em funcionamento.

### Modo de Operação

#### 1. Ajuste de velocidade

A velocidade desejada para o processo de agitação pode ser selecionada girando o botão esquerdo (velocidade mínima: 100 rpm e velocidade máxima: 500 rpm) e será exibida no display esquerdo.

#### 2. Ajuste do tempo de agitação

**Modo Temporizado:** o tempo de agitação pode ser selecionado girando o botão direito (tempo máximo: 1199 min). O tempo ajustado (ou salvo de processos anteriores) aparece no display direito. A agitação inicia-se ao pressionar o botão direito e encerra-se ao final do tempo programado, quando soa um alarme sonora. Os botões direito ou esquerdo podem ser pressionados para interromper a agitação, antes do tempo programado.

**Modo Contínuo:** girando o botão direito, deve ser selecionado o tempo 00:00. No display direito, o tempo 00:00 selecionado permanecerá piscando. A agitação inicia-se ao pressionar o botão esquerdo. Os botões direito ou esquerdo podem ser pressionados para interromper a agitação.

### Atenção:

1. Para que os pés do equipamento não se soltem, certifique-se de que os mesmos estejam firmemente fixados ao agitador.
2. Todos os acessórios (plataformas) que podem ser utilizados com o agitador são fixados ao equipamento utilizando quatro parafusos laterais, localizados no agitador.

### Contém:

**Agitador Orbital** 1 und  
**Cabo de força** 1 und  
**Manual de Instruções (inglês)** 1 und



**GLOBAL TRADE  
TECHNOLOGY**

contato@globaltradebr.com.br  
[www.globaltradebr.com.br](http://www.globaltradebr.com.br)