

### Instrução de Trabalho

## Operação da centrífuga

1 de 2

 Código:
 Data:
 Versão:
 Página:

 IT.LAB.016
 02/06/2010
 1
 1

#### **RESULTADO ESPERADO:**

Obter centrifugação de materiais biológicos corretamente e com segurança.

#### PROCESSOS RELACIONADOS:

Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Laboratório Assistência Diagnóstica e Terapêutica - Laboratório

### 01. Nível de vibração

O nível de vibração deve-se manter em níveis normais, com um pequeno acréscimo próximo dos 1.200 RPM, o que é normal. Caso haja vibração excessiva desligue o equipamento e confirme o balanceamento, persistindo o problema entre em contato com assitência técnica. Não opere nestas condições.

#### 02. Cuidados

Não abrir a tampa enquanto o rotor não estiver completamente parado, especialmente se ouvir ruídos. Nunca operar com menos de quatro caçapas, isto causara um desbalanceamento grosseiro que destruirá a centrífuga e poderá causar danos físicos no operador.

Note que o equipamento só funciona com a tampa fechada; se desejar interromper o procedimento antes do término do tempo digitado, aperte a tecla "start" novamente, (não segure, apenas aperte). Caso haja desbalanceamento além do tolerável, o sistema unbalance entra em ação cortando a rotação e o painel começa a piscar. Espere o rotor parar, corriga o desbalanceamento e aperte start/reset para reiniciar

### **DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO:**

AÇÃO	RESPONSÁVEL	REGISTROS	DESCRIÇÃO DA AÇÃO
01. Operar a centrífuga	Bioquímicos Técnicos de laboratório		1. Inspecionar o interior da área de rotação pra certificar-se de que não há nenhum material estranho ou solto.  2. Ligar o interruptor ON-OFF, as luzes se acenderão.  3. Carregar a centrífuga com carga sempre balanceada. Nunca misturar caçapas de capacidades diferentes. Nunca deixar uma caçapa com carga e uma sem carga, deve-se distribuir a carga entre as quatro caçapas.  4. Regular o tempo e a rotação desejados apertando seta para cima ou seta para baixo nos displays tempo e rotação.  5. Apertar a tecla "start" para iniciar.  6. Se quiser a mesma programação novamente, apertar "reset" e "start", a última programação ficará sempre gravada. Se quiser alterar a programação, aperte "reset", mude os parâmetros e aperte "start".

### **REFERÊNCIAS:**

Manual de instruções centrífuga Labor Line modelo Omega

### **OBSERVAÇÕES GERAIS:**



### Instrução de Trabalho

# Operação da centrífuga

 Código:
 Data:
 Versão:
 Página:

 IT.LAB.016
 02/06/2010
 1
 2 de 2

# **HISTÓRICO DE REVISÕES:**

# **ELABORAÇÃO/VALIDAÇÃO:**

Rossana Karlla - RESPONSÁVEL LABORATÓRIO - Elaborou documento em 02/06/2010

Fábio Medeiros - COORD. LAB. - Validou o documento em 03/08/2010

Katiuscia Barros - ENFERMEIRO\* - Aprovou e Disponibilizou o documento em 18/08/2010