

AQUECEDOR A BANHO MARIA ALTS - 100 / ALTS - 102

(CULTURA E SOROLOGIA)



eme
equipment



GARANTIA - OPERAÇÃO - MANUTENÇÃO

**Todo equipamento elétrico
deve ser desligado da
tomada quando sem uso.**

O **AQUECEDOR BANHO MARIA ALTS – 100 / ALTS – 102**, é um equipamento destinado à utilização em laboratórios, para cultura e sorologia, com temperatura de trabalho até 50°C, opcionalmente até 100°C, equipado com bomba de demanda externa para homogeneização da temperatura.

GARANTIA

A **EME Equipment** concede garantia de 02 (dois) anos para o equipamento em caso de defeito elétrico ou mecânico.

A garantia perde seu efeito se:

- Houver queda do equipamento;
- Houver ligação do mesmo em tensão diferente da recomendada;
- Houver operação de maneira diferente do descrito neste manual.

Para dirimir quaisquer dúvidas consulte o distribuidor ou a **EME Equipment**.

OPERAÇÃO

- Coloque água desmineralizada ou deionizada na cuba do ALTS-100 / ALTS-102 até o nível desejado;
- Ligue a chave de aquecimento;
- No visor digital aparecerá **40** (temperatura calibrada na fábrica);
- Para alteração da temperatura aperte a tecla **ADJUST** até aparecer a letra **SP**, aguarde 2s. e aparecerá a temperatura de controle ajustada. Utilize a tecla **ADJUST** para modificar o valor (até 50°C). Aguarde 4s. para gravar e retornar a operação normal

MANUTENÇÃO

O **BANHO MARIA** para Cultura e Sorologia **ALTS – 100 / ALTS – 102** é um equipamento praticamente isento de manutenção. Em caso de defeito, contate imediatamente o distribuidor ou a **EME Equipment**.

Você está recendo o cabo de força em conformidade com o padrão Brasileiro de Plugues e Tomadas de acordo com a norma ABNT NBR 14136 INMETRO. Para maiores informações sobre o regulamento de plugues e tomadas, acesse o site do INMETRO:

<http://www.inmetro.gov.br/pluguesetomadas/index.asp>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **CONTRUÇÃO:** Tipo Monobloco, em Aço Inox polido.
- **CONTROLADOR:** Controlador de temperatura digital.
- **RESISTÊNCIA:** blindada em aço inox
- **POTÊNCIA:** **ALTS-100** - 400 Watts / **ALTS-102** - 650 Watts



e m e
equipment

Rua General Vargas, 410 – Centro – Paulicéia / SP – CEP: 17.990-000

Fone (11) 4522 7400 / Fax (11) 4522 3532

Site: www.rhj.com.br e-mail: contato@rhj.com.br