



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1  
D-72336 Balingen  
E-Mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel: +49-[0]7433-9933-0  
Fax: +49-[0]7433-9933-149  
Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

# Instruções de Operação

## Balanças electrónicas de precisão

### KERN EW

Versão 2.2  
03/2013  
P



EW-BA-p-1332



# KERN EW

Versão 2.2 03/2013

## Instrução de uso

### Balanças electrónicas de precisão

---

---

#### Índice

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| <b>1</b>  | <b>DADOS TÉCNICOS .....</b>                          | <b>3</b>  |
| <b>2</b>  | <b>DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE .....</b>              | <b>5</b>  |
| <b>3</b>  | <b>DESEMBALAGEM E EXTENSÃO DE FORNECIMENTO .....</b> | <b>6</b>  |
| <b>4</b>  | <b>MONTAGEM .....</b>                                | <b>6</b>  |
| <b>5</b>  | <b>VISUAL DO VISOR .....</b>                         | <b>7</b>  |
| <b>6</b>  | <b>COLOCAÇÃO EM USO .....</b>                        | <b>8</b>  |
| <b>7</b>  | <b>LIGAÇÃO ELÉCTRICA .....</b>                       | <b>8</b>  |
| <b>8</b>  | <b>AJUSTAR (CAL).....</b>                            | <b>9</b>  |
| 8.1       | AJUSTAR ANTES DE AFERIR .....                        | 9         |
| 8.2       | AJUSTAR (CAL) .....                                  | 10        |
| <b>9</b>  | <b>MANUSEAMENTO DA BALANÇA .....</b>                 | <b>11</b> |
| 9.1       | TEMPO DE AQUECIMENTO.....                            | 11        |
| 9.2       | INDICAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO.....                        | 11        |
| 9.3       | MOSTRADOR ZERO DA BALANÇA.....                       | 12        |
| 9.4       | PESAGEM DE TARA (TARAR) .....                        | 12        |
| <b>10</b> | <b>PROGRAMAÇÃO GERAL .....</b>                       | <b>13</b> |
| <b>11</b> | <b>AVISOS IMPORTANTES.....</b>                       | <b>14</b> |
| <b>12</b> | <b>AUXÍLIO EM CASO DE PEQUENAS AVARIAS.....</b>      | <b>15</b> |

# 1 Dados técnicos

| <b>KERN</b>   | <b>EW 150-3M</b>                                     | <b>EW 600-2M</b> | <b>EW 1500-2M</b>            |
|---|--|------------------|------------------------------|
| Precisão de leitura (d)   | 0,001 g  | 0,01 g           | 0,01 g                       |
| Legibilidade (e)  | 0,01 g   | 0,1 g            | 0,1 g                        |
| Gama de pesagem (máx.)  | 150 g  | 600 g            | 1500 g                       |
| Carga mínima (mín.)   | 0,02 g   | 0,5 g            | 0,5 g                        |
| Âmbito de tara  | 150 g  | 600 g            | 1500 g                       |
| Reprodutibilidade   | 0,002 g  | 0,01 g           | 0,01 g                       |
| Linearidade   | ± 0,003 g  | ± 0,02 g         | ± 0,02 g                     |
| Peso de calibração recomendável, não acrescentado (classe)          | 1 x 100 g<br>+ 1 x 20 g (F1)                         | 500 g (F2)       | 1 x 1 kg<br>+ 1 x 200 g (F1) |
| Tempo de aumento da intensidade do sinal                            | 2 s  |                  |                              |
| Prato de pesagem, em aço inox                                       | Ø 110 mm   | Ø 140 mm         | Ø 140 mm                     |
| Medidas da balança (L x A x P)                                      | 180 x 230 x 85 mm                                    |                  |                              |
| Terminal de rede  | Transformador 230 V, 50/60 Hz, balança 9 VDC, 400 mA |                  |                              |
| Peso líquido (kg)   | 2,0  |                  |                              |
| Humidade do ar  | máx. 80%, relativa (sem condensação)                 |                  |                              |
| Temperatura ambiente  | de 0°C a 40°C  |                  |                              |
| Condições ambientais admissíveis para versões passíveis de aferição | de 10°C a 30°C                                       |                  |                              |
| Unidades  | g, ct,   |                  |                              |
| Filtro de vibrações   | sim  |                  |                              |
| Interface   | Interface RS 232 C (opcional)                        |                  |                              |
| Pilha   | opcional   |                  |                              |

| <b>KERN</b>   | <b>EW 3000-2M</b>                                    | <b>EW 6000-1M</b> |
|---|--|-------------------|
| Precisão de leitura (d)   | 0,01 g   | 0,1 g             |
| Legibilidade (e)  | 0,1 g  | 1 g               |
| Gama de pesagem (máx.)  | 3000 g   | 6000 g            |
| Carga mínima (mín.)   | 0,5 g  | 5 g               |
| Âmbito de tara  | 3000 g   | 6000 g            |
| Reprodutibilidade   | 0,01 g   | 0,1 g             |
| Linearidade   | ± 0,02 g   | ± 0,2 g           |
| Peso de calibração recomendável, não acrescentado (classe)          | 1 x 2 kg<br>+ 1 x 1 kg (E2)                          | 5 kg (F2)         |
| Tempo de aumento da intensidade do sinal                            | 2 s  |                   |
| Prato de pesagem, em aço inox                                       | Ø 140 mm   | 172 x 142 mm      |
| Medidas da balança (L x A x P)                                      | 180 x 230 x 85 mm                                    |                   |
| Terminal de rede  | Transformador 230 V, 50/60 Hz, balança 9 VDC, 400 mA |                   |
| Peso líquido (kg)   | 2,0  |                   |
| Humidade do ar  | máx. 80%, relativa (sem condensação)                 |                   |
| Temperatura ambiente  | de 0°C a 40°C  |                   |
| Condições ambientais admissíveis para versões passíveis de aferição | de 10°C a 30°C                                       |                   |
| Unidades  | g, ct,   |                   |
| Filtro de vibrações   | sim  |                   |
| Interface   | Interface RS 232 C (opcional)                        |                   |
| Pilha   | opcional   |                   |

## 2 Declaração de conformidade



**KERN & Sohn GmbH**

D-72322 Balingen-Frommern

Postfach 4052

E-Mail: info@kern-sohn.de

Tel: 0049-[0]7433- 9933-0

Fax: 0049-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.de

## Declaração de conformidade

**EG-Konformitätserklärung**  
**EC- Déclaration de conformité**  
**EC-Dichiarazione di conformità**  
**EC- Declaração de conformidade**  
**EC-Deklaracja zgodności**

**EC-Declaration of -Conformity**  
**EC-Declaración de Conformidad**  
**EC-Conformiteitverklaring**  
**EC- Prohlášení o shode**  
**EC-Заявление о соответствии**

|            |                                |  |
|------------|--------------------------------|--|
| <b>D</b>   | Konformitäts-<br>erklärung     | Wir erklären hiermit, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den nachstehenden Normen übereinstimmt.                    |
| <b>GB</b>  | Declaration of<br>conformity   | We hereby declare that the product to which this declaration refers conforms with the following standards.                                   |
| <b>CZ</b>  | Prohlášení o<br>shode          | Tímto prohlašujeme, že výrobek, kterého se toto prohlášení týká, je v souladu s níže uvedenými normami.                                      |
| <b>E</b>   | Declaración de<br>conformidad  | Manifetamos en la presente que el producto al que se refiere esta declaración está de acuerdo con las normas siguientes                      |
| <b>F</b>   | Déclaration de<br>conformité   | Nous déclarons avec cela responsabilité que le produit, auquel se rapporte la présente déclaration, est conforme aux normes citées ci-après. |
| <b>I</b>   | Dichiarazione di<br>conformità | Dichiariamo con ciò che il prodotto al quale la presente dichiarazione si riferisce è conforme alle norme di seguito citate.                 |
| <b>NL</b>  | Conformiteit-<br>verklaring    | Wij verklaren hiermede dat het product, waarop deze verklaring betrekking heeft, met de hierna vermelde normen overeenstemt.                 |
| <b>P</b>   | Declaração de<br>conformidade  | Declaramos por meio da presente que o produto no qual se refere esta declaração, corresponde às normas seguintes.                            |
| <b>PL</b>  | Deklaracja<br>zgodności        | Niniejszym oświadczamy, że produkt, którego niniejsze oświadczenie dotyczy, jest zgodny z poniższymi normami.                                |
| <b>RUS</b> | Заявление о<br>соответствии    | Мы заявляем, что продукт, к которому относится данная декларация, соответствует перечисленным ниже нормам.                                   |

## Electronic Balance: KERN EW

| EU Directive | Standards  |
|--------------|--|
| 2004/108/EC  | EN 61000-3-2:2006/A1:2009/A2:2009<br>EN 61000-3-3:2008<br>EN 55022:2006/A1:2007<br>EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003 |
| 2006/95/EC   | EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011   |

**Datum** 20.03.2013  
*Date*

**Ort der Ausstellung** 72336 Balingen  
*Place of issue*

**Signatur**  
*Signature*

Albert Sauter  
 KERN & Sohn GmbH  
**Geschäftsführer**  
*Managing director*

KERN & Sohn GmbH, Ziegelei 1, D-72336 Balingen, Tel. +49-[0]7433/9933-0  
 Fax +49-[0]7433/9933-149, E-Mail: info@kern-sohn.com, Internet: www.kern-sohn.com

### **3 Desembalagem e extensão de fornecimento**

Tirar a balança da embalagem com cuidado, guardar o material de embalagem para a eventualidade de um transporte posterior da balança.




Na embalagem encontram-se:

- Balança
- Prato de pesagem
- Suporte da balança
- Transformador externo
- Instrução de uso

### **4 Montagem**

- Instalar o suporte do prato de modo que seus orifícios de cinta sejam ajustados aos pinos da balança.
- Parafusar o suporte do prato através do parafuso de orelhas.
- Colocar o prato de pesagem.
- Pôr a balança sobre uma superfície dura, ver também o capítulo 11.
- Nivelar a balança através dos pés de rosca reguláveis. A bobina de ar (de frente da caixa, do lado esquerdo) deve estar no lugar marcado.


## 5 Visual do visor

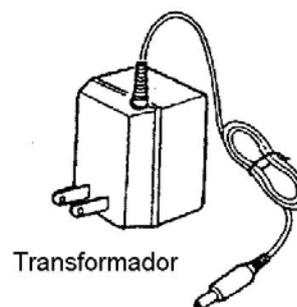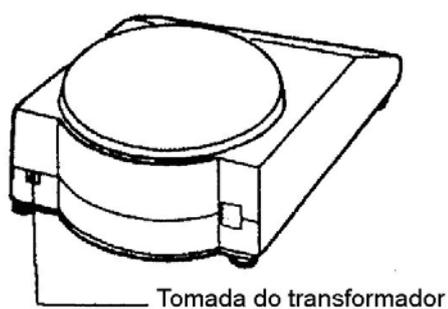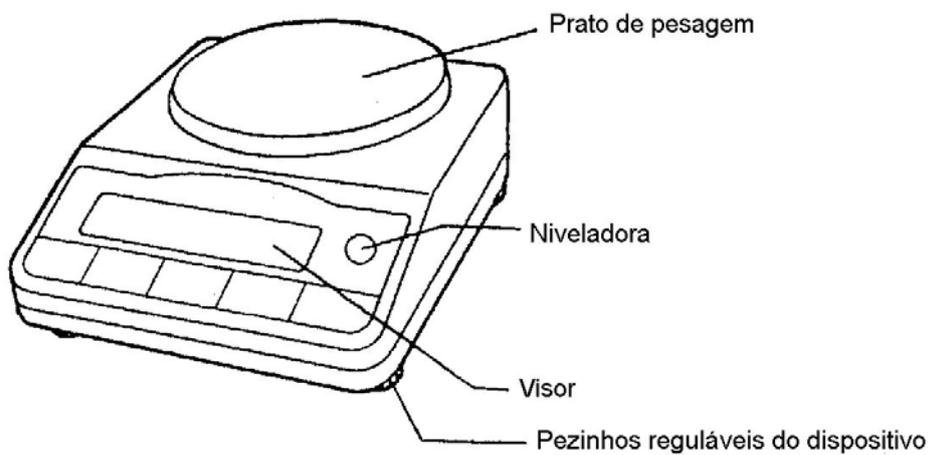

### *Significado de teclas*

|        |                      |
|--------|----------------------|
| ON/OFF | Tecla liga/desliga   |
| Print  | Tecla de impressão   |
| F      | Tecla de selecção    |
| TARE   | Tecla de zerar/tarar |

## Símbolos do visor

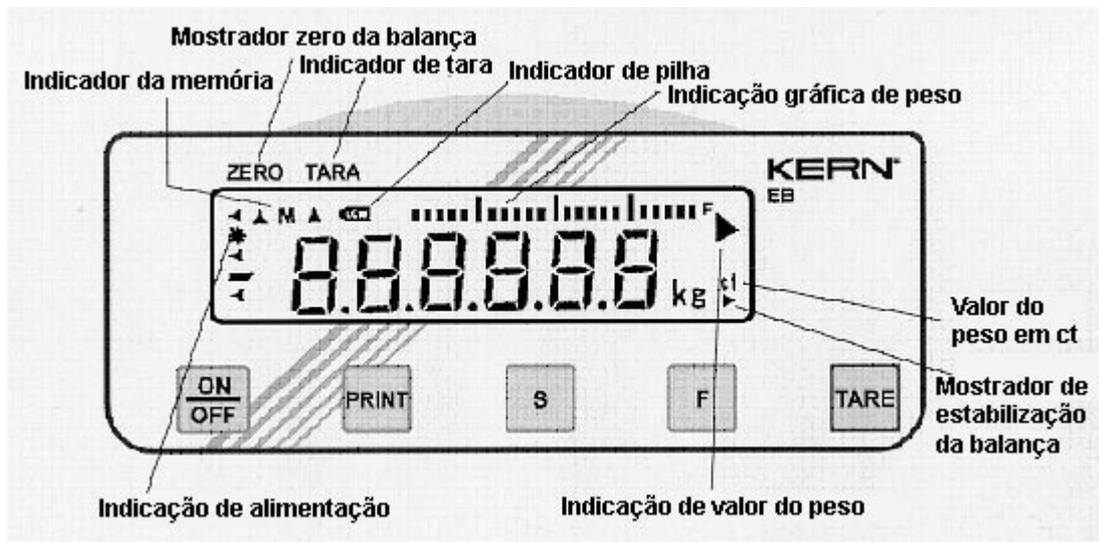

## 6 Colocação em uso

É necessário lembrar que a balança KERN é um instrumento de precisão. Mesmo se aparelhos são destinados ao uso prolongado, é preciso utilizá-los com cuidado e evitar cargas desnecessárias.

No caso da balança é requerido um tempo de aquecimento. Os resultados de pesagem óptimos são obtidos quando o modo de pesagem for iniciado só 5 minutos após a ligação da balança.

## 7 Ligação eléctrica

O transformador pode ser conectado só a uma tomada com tensão 230 V / 50 Hz. Não ligar no caso de outra tensão de rede, a não ser que no transformador foi claramente indicada outra tensão.

A tomada deve ser ligada à terra em conformidade com as normas VDE. Só um estabelecimento eléctrico especializado pode realizar a inspecção.

Ligar o cabo de transformador na parte de trás da balança.

Somente então:

conectar à tomada o transformador fornecido junto com a balança (230 V AC / 9 V DC / 400 mA).

A balança está pronta a funcionar „Standby mode”, veja „Indicação de alimentação\*\*”. Apertar o botão **ON/OFF**.

O autodiagnóstico da balança está sendo realizado.

Após 5 – 8 segundos a balança está pronta a funcionar.

## 8 Ajustar (CAL)

### 8.1 Ajustar antes de aferir

#### Informações gerais

Antes da aferição a balança precisa ser ajustada. Ver também a Instrução de uso, ponto 8.2 „Ajustar (CAL)”.

No caso de modelos KERN EW, após terminar a ajustagem com sucesso, deve-se reduzir a possibilidade de ajustar novamente. Comutador „impossibilitador” de tal ajustagem encontra-se dentro da balança (debaixo da tampa de protecção, acima do visor) (só para modelos KERN EW).

#### Bloqueio / desbloqueio da função de ajustar

##### Atenção:

Só é possível ajustar quando esta função não está bloqueada por „comutador de ajustagem”.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Comutador ao lado direito | Função de ajustar está bloqueada  |
|                           | Quando a ajustagem for terminada com sucesso, esta função deve ser bloqueada colocando o comutador nesta posição. |
|                           | Este ajuste deve ser feito antes da aferição.   |

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Comutador ao lado esquerdo | Função de ajustar está desbloqueada |
|----------------------------|-------------------------------------|

A balança deve ser desligada da rede após cada deslocamento do comutador.

Depois da aferição resguardar do acesso a tampa de protecção, pondo nela a marca de aferição.

A balança está preparada para aferição.

## 8.2 Ajustar (CAL)

Deve-se ajustar por meio do peso de calibração recomendado (ver cap. 1 „Dados técnicos”). A ajustagem pode ser também efectuada através de pesos de outros valores nominais (veja a tabela abaixo), mas isto não é óptimo do ponto de vista da técnica de medição.

| Modelo     | Peso de calibração alternativo |
|------------|--------------------------------|
| EW 150-3M  | 50 g                           |
| EW 600-2M  | 200 g                          |
| EW 1500-2M | 500 g                          |
| EW 3000-2M | 1000 g                         |
| EW 6000-1M | 2000 g                         |

Informações sobre pesos de calibração você pode encontrar na Internet acessando: <http://www.kern-sohn.com>

### Procedimento durante a ajustagem:

#### Atenção!

No caso de balanças aferidas a possibilidade de ajustagem é limitada. Veja o ponto 8 Ajustar antes de aferir.


Cuidar para que as condições do meio estejam estáveis.

É indispensável um período de aquecimento de cerca 30 minutos.


Apertar e manter pressionada a tecla **F**, até ser projectado o símbolo  em seguida soltar a tecla.

Apertar e manter pressionada a tecla **Tare**. Pressionar imediatamente por um curto instante a tecla **F**, e depois soltar também a tecla **TARE**. Por um momento pisca a indicação .

Não tocar no prato de pesagem.

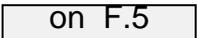Após um momento no visor aparece a indicação .

Colocar com cuidado o(s) peso(s) de calibração no centro do prato de pesagem.

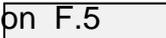Visor  pisca, e logo depois aparece o valor do peso de calibração.

Retirar o peso de calibração, ajustagem foi terminada.

Em caso de erro de ajustagem ou para interromper o processo de ajustagem, pressionar a tecla **S**.

Guardar o peso de calibração junto da balança para realizar controles diárias da precisão da balança.

#### Sugestão:

Utilizar o peso de calibração com cuidado. Protegê-lo contra danificação e sujeira. Inspeccionar ciclicamente. Guardar junto da balança (possibilidade de engano/troca).

## 9 Manuseamento da balança

### 9.1 Tempo de aquecimento

Os resultados de pesagem óptimos são obtidos quando o modo de pesagem for iniciado só 5 minutos após a ligação da balança.

### 9.2 Indicação de alimentação

ZERO TARE



Se estiver visível o sinal (\*), a balança está sendo carregada através do transformador. Após pressionar a tecla ON/OFF a balança será posta no modo de pesagem.

Como resultado, o ícone de carregamento não será mais visível no visor. Recomenda-se desligar o transformador depois de terminar o trabalho.

#### Mostrador gráfico em coluna




O campo de pesagem da balança é dividido em 20 linhas gráficas. Caso sobre a balança não houver carga, no mostrador gráfico aparece a cifra zero (0). Caso a balança estiver carregada até a metade de sua capacidade, então serão projectadas 10 linhas gráficas.

#### Sugestão:

Caso efectuada for pesagem tarada, o mostrador gráfico de peso projectará também o número de linhas gráficas correspondente ao peso da tara.

### 9.3 Mostrador zero da balança

ZERO TARE

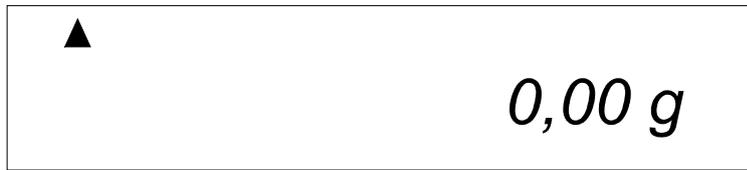

A balança é zerada ao pressionar a tecla **Tare**. No visor aparecerá o valor 0,00 g. Adicionalmente aparecerá o sinal de mostrador zero da balança (ZERO) ▲ .

### 9.4 Pesagem de tara (tarar)


- Colocar o recipiente de tara sobre o prato de balança.
- Pressionar a tecla de tarar
- No visor da balança aparecerá o valor 0,00 g.
- O peso do recipiente fica guardado na memória da balança.
- Colocar o material pesado no recipiente, ler o valor do peso.

O processo de tarar pode ser repetido qualquer número de vezes, por exemplo ao pesar alguns ingredientes da mistura (pesagem cumulativa).

O limite é alcançado no momento de esgotamento da gama completa de pesagem. Retirado o recipiente de tara, o peso total é indicado como valor negativo.

Indicador de tara

ZERO TARE

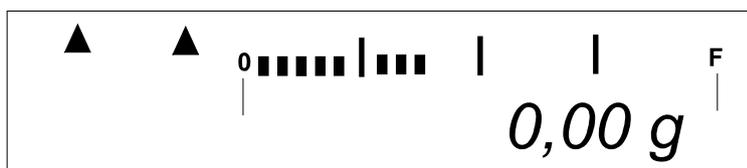

Pesagem de tara é iniciada ao pressionar a tecla **Tare**.

No visor aparecerá o valor: 0,00 g

Adicionalmente aparecerá o sinal do indicador de tara ▲ .

## 10 Programação geral

A balança foi programada na fábrica em conformidade com certa configuração de série.

É marcada através do símbolo \*.

Pode ser modificada da seguinte maneira:

Durante aproxim. 4 segundos carregar no botão **F**, até no visor aparecer o símbolo Func .

Após soltar a tecla será projectado o símbolo 1. B.0. 0

Ao pressionar várias vezes a tecla **F** é possível evocar funções particulares.

Ao pressionar várias vezes a tecla **Tare** é possível introduzir parâmetros individuais para funções particulares.

Usando a tecla **S** confirmar e sair do modo de programação.

As seguintes modificações são possíveis:

**F**

**Tare**

|   |   |           |   |
|---|---|-----------|---|
| <i>Indicação gráfica de peso</i>  | <i>1. b0G</i>   | <i>0</i>  | <i>Indicação de peso está desligada</i>   |
|   |   | <i>1*</i> | <i>Indicação de peso está ligada</i>  |
| <i>Função Auto Zero</i>   | <i>3. A.0</i>   | <i>0</i>  | <i>Desligada</i>  |
|   |   | <i>1*</i> | <i>Ligada</i>   |
| <i>Autodesconectante (só pilha)</i>   | <i>4. A.P.</i>  | <i>0</i>  | <i>Inactivo</i>   |
|   |   | <i>1*</i> | <i>A balança será desligada após 3 minutos de inactividade</i>  |
| <i>Filtro de vibrações</i>  | <i>5. r.E.</i>  | <i>1</i>  | <i>Sensível e rápido</i>  |
|   |   | <i>2*</i> | <i>Médio</i>  |
|   |   | <i>3</i>  | <i>Insensível porém lento</i>   |
| <i>Transmissão de dados (formato de saída) só para interface de série embutido (opcional)</i> | <i>6. o.c.</i>  | <i>0</i>  | <i>Sem transmissão de dados</i>   |
|   |   | <i>1</i>  | <i>Transmissão serial contínua de dados</i>   |
|   |   | <i>2</i>  | <i>Transmissão serial contínua de dados</i>   |
|   |   | <i>3</i>  | <i>À indicação estável</i>  |
|   |   | <i>4</i>  | <i>Transmissão de dados para impressão por meio da tecla PRINT</i>  |
|   |   | <i>5</i>  | <i>Transmissão automática quando carregada, nova transmissão só após remover o peso e carregar novamente a balança.</i> |
|   |   | <i>6</i>  | <i>Transmissão quando indicação é estável</i>   |
| <i>7*</i>   | <i>Transmissão à estabilização casual não documentado</i> |           |   |
|   |   |           | <i>Transferência para impressora através da tecla PRINT, no caso da indicação estável</i>                               |

|   |                |                   |   |
|---|----------------|-------------------|---|
| <i>Velocidade de transmissão</i>        | 7. <i>b.L.</i> | 1*<br>2<br>3      | 1200 <i>bauds</i><br>2400 <i>bauds</i><br>4800 <i>bauds</i>                 |
| <i>Comutação de unidades de pesagem</i> | 8. <i>Set.</i> | 1*<br>2<br>3<br>4 | <i>g</i><br><i>g/ct</i><br><i>Não documentado</i><br><i>Não documentado</i> |
| <i>Não documentado</i>                  | 0. <i>GLP</i>  | 1                 | <i>Sempre usar este parâmetro</i>   |
| <i>Não documentado</i>                  | A. <i>PrF.</i> | 3                 | <i>Sempre usar este parâmetro</i>   |

## 11 Avisos importantes

Balanças electrónicas são instrumentos de precisão. Elas são destinadas a funcionar num ambiente onde há um campo electromagnético. Isto significa que neste ambiente, porém não na vizinhança directa, podem ser usados aparelhos radiofónicos, como p.ex. telefones celulares. Evitar condições ambientais que causam interferências como correntezas de vento e vibrações. Também mudanças violentas de temperatura, se for necessário reajustar a balança após regular a temperatura. Em caso de surgimento de campos electromagnéticos podem ocorrer consideráveis erros nos resultados da pesagem.

Evitar alta humidade, vapores e poeira, pois a balança não é hermética. Evitar o contacto directo da balança com líquidos, eles poderiam penetrar no mecanismo de medição. Por isto, a balança deve ser limpada só a seco ou a húmido. Não usar nenhuns solventes, porque podem danificar partes envernizadas e de matéria plástica.

O período de aquecimento que dura alguns minutos após a ligação possibilita a estabilização dos valores de medida. Pôr o material pesado com cuidado. Não deixar carga no prato de pesagem prolongadamente quando a balança não é utilizada. Evitar rigorosamente golpes e danificações. O material pesado que tiver se espalhado deverá ser imediatamente removido.

Em caso de interferência no processo do programa, deve-se desligar a balança por um momento e ligá-la novamente. Recomeçar o processo de pesagem.

Jamais fazer uso da balança em locais onde haja risco de explosão, a produção em série não possui protecção anti-explosão (Ex).

Pelo menos uma vez por dia controlar a balança usando um peso de controlo metrológico.

Ajustar, se for preciso. A garantia expira se a balança for aberta.

## 12 Auxílio em caso de pequenas avarias

**Indicação de peso não está iluminada.** *A balança está desligada.  
Interrupção da conexão com a rede  
(cabo de rede desconectado ou defeituoso).  
Queda de tensão na rede.*

**O peso demonstrado freqüentemente modifica-se** *Correnteza ou movimento de vento.  
Vibrações de mesa / piso.  
Contacto do prato de pesagem com corpos estranhos.  
Ajustagem incorreta.  
Há fortes oscilações de temperatura ambiente.*

### Comunicados de erros

|          |   |
|----------|---|
| o-Err    | Ultrapassagem da gama de pesagem  |
| b-Err    | Danificação da electrónica causada pelo campo electrostático. Inspeccionar o ambiente. Se for necessário, escolher outra localização                |
| u-Err    | O prato de pesagem não encontra-se sobre o suporte do prato.  |
| 1-Err    | Peso de calibração errado (leve demais).  |
| 2-Err    | Peso de calibração impreciso demais   |
| 3-Err    | Balança está carregada ao início da ajustagem   |
| 4-Err    | Erro grave  |
| CAL. OFF | Comunicados de erros só no caso dos modelos com peso de calibração integrado. Comutador de ajustagem (à direita) não se encontra na posição „WEIGH” |

Em caso de surgimento de outros comunicados de erro, desligue e novamente ligue a balança. O resultado da pesagem está evidentemente errado.

Caso o comunicado de erro continue surgindo, informe o fabricante.