

Manuale d'istruzioni

RM2265

Microtomo rotativo



Manuale d'istruzioni

Leica RM2265

V 1.8 RevC, Italiano 07/2013

N. d'ordine 14 0503 80107, RevC

Conservare in prossimità dell'apparecchio.

Leggere attentamente prima della messa in funzione.



AVVERTENZA

Le informazioni, le indicazioni numeriche, le note e le stime contenute nella presente documentazione rappresentano lo stadio più avanzato della scienza e della tecnica e sono il risultato di approfondite ricerche.

Non siamo tenuti all'aggiornamento periodico del presente manuale in base ai nuovi sviluppi tecnici, né all'invio ai nostri clienti di versioni riviste, aggiornamenti, ecc. di questo manuale.

La presenza di errori in dati, appunti, illustrazioni tecniche, ecc. contenuti in questo manuale esclude qualsiasi nostra responsabilità, conformemente agli ordinamenti giuridici nazionali vigenti in materia.

In particolare, non sussiste alcuna responsabilità per eventuali danni patrimoniali o altri danni indiretti, legati all'osservanza di indicazioni o particolari informazioni contenute in questo manuale. Le indicazioni, i disegni, le illustrazioni e le altre informazioni sia di carattere tecnico che contenutistico riportati nel presente manuale per l'uso non sono da considerarsi vincolanti ai fini del prodotto.

A questo proposito sono determinanti solo le disposizioni contrattuali stipulate tra noi e il cliente. Leica si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche e al processo produttivo senza preavviso. Solo in questo modo è possibile un progresso produttivo e tecnico continuativo.

La presente documentazione è protetta dai diritti d'autore. Tutti i diritti d'autore sono detenuti dalla Leica Biosystems Nussloch GmbH.

La riproduzione del testo o delle illustrazioni (anche parziale) tramite stampa, fotocopiatura, microfilm, web cam o altre tecniche – compresi tutti i sistemi e gli strumenti elettronici – è permessa solamente previa autorizzazione scritta della Leica Biosystems Nussloch GmbH.

Il numero di serie, nonché l'anno di produzione sono riportati sulla targhetta identificativa apporata sullo strumento.

© Leica Biosystems Nussloch GmbH



Leica Biosystems Nussloch GmbH

Heidelberger Str. 17 - 19

D-69226 Nussloch

Germania

Telefono: +49 6224 143-0

Telefax: +49 6224 143-268

Internet: <http://www.LeicaBiosystems.com>

Prodotto su commissione da Leica Microsystems Ltd. Shanghai.

Indice

1.	Avvertenze importanti	4
1.1	Simboli utilizzati nel testo e loro significato.....	4
1.2	Gruppo di utenti	5
1.3	Uso convenzionale.....	5
1.4	Tipo di strumento.....	5
2.	Sicurezza	6
2.1	Avvertenze di sicurezza	6
2.2	Avvertenze di pericolo.....	6
2.3	Sistemi di sicurezza integrati	9
3.	Componenti e specifiche	11
3.1	Panoramica complessiva - Parti dello strumento.....	11
3.2	Specifiche dello strumento.....	12
3.3	Dati tecnici	13
4.	Messa in funzione	15
4.1	Requisiti del luogo di installazione	15
4.2	Fornitura.....	15
4.3	Disimballaggio e installazione.....	16
4.4	Montaggio del volante	18
4.5	Connessioni elettriche.....	18
4.6	Accensione dello strumento	21
5.	Uso	22
5.1	Elementi di comando e loro funzione	22
5.1.1	Quadro di comando dello strumento.....	22
5.1.2	Quadro di comando.....	23
5.1.3	Elementi di visualizzazione e comando	24
5.2	Inserimento del portalama.....	37
5.3	Inserimento del morsetto standard	38
5.4	Impostazione dell'angolo di spoglia	39
5.5	Bloccaggio del campione	40
5.6	Bloccaggio della lama e della lametta monouso	40
5.7	Sgrossamento del campione.....	42
5.7.1	Sgrossamento con funzionamento manuale	42
5.7.2	Sgrossamento con funzionamento motorizzato	42
5.8	Sezionamento	43
5.9	Cambio del campione o interruzione del lavoro.....	43
6.	Accessori opzionali	44
6.1	Montaggio dell'alloggiamento portacampione	44
6.1.1	Alloggiamento portacampione rigido	44
6.1.2	Alloggiamento portacampione orientabile	44
6.1.3	Alloggiamento portacampione ad orientamento fine	45


Indice

6.1.4	Sistema di bloccaggio rapido.....	46
6.1.5	Morsetto Super Mega	47
6.2	Morsetti portacampione e inserti.....	48
6.2.1	Morsetto portacampione standard	48
6.2.2	Inserto prismatico	49
6.2.3	Fermapellicola, tipo 1.....	50
6.2.4	Morsetto universale.....	51
6.2.5	Portacampione rotondo	52
6.2.6	Portapreparato	53
6.2.7	Supporto del portapreparato.....	53
6.3	Base del portalama e portalama	54
6.3.1	Base portalama rigida	54
6.3.2	Portalama E/E-TC	55
6.3.3	Portalama N/NZ.....	58
6.3.4	Portalama GD.....	60
6.4	Lamette/lame	61
6.4.1	Lamette monouso	61
6.4.2	Lame	61
6.5	Vaschetta di raccolta sezioni di scarto	63
6.6	Illuminazione sottopancia.....	63
6.7	Accumulatore di freddo	64
6.8	LN22.....	64
6.9	Supporto del microscopio universale	65
6.10	Lente d'ingrandimento	67
6.11	Sorgente a luce fredda	68
6.12	Conduttore a fibre ottiche.....	68
6.13	Informazioni per gli ordini	69
7.	Problemi e soluzioni	71
7.1	Anomalie di funzionamento	71
7.1.1	Messaggi di errore.....	71
7.1.2	Anomalie di funzionamento, possibili cause e soluzione	71
7.2	Possibili guasti.....	73
8.	Pulizia e manutenzione	76
8.1	Pulizia dello strumento	76
8.2	Manutenzione	78
8.2.1	Sostituzione dei fusibili.....	78
8.2.2	Avvertenze di manutenzione	79
8.2.3	Lubrificare lo strumento.....	80
9.	Garanzia e assistenza	81
10.	Dichiarazione di decontaminazione.....	82


1. Avvertenze importanti

1.1 Simboli utilizzati nel testo e loro significato



Avvisi di pericolo sono a sfondo grigio e contrassegnati con un triangolo .



Avvertenze, sono informazioni importanti per l'utilizzatore, di colore grigio e contrassegnate dal simbolo .

(5)

Le cifre tra parentesi si riferiscono alle voci riportate nelle illustrazioni.

**RUN/
STOP**

I tasti funzione che devono essere premuti sul quadro di comando, sono rappresentati nel testo in grassetto e maiuscolo.



Produttore



Data di produzione



Questo prodotto soddisfa i requisiti della direttiva del consiglio 98/79/CE sugli apparecchi medicali per la diagnostica in vitro (IVD).



Strumento medico per diagnostica in vitro (IVD)



Osservare le istruzioni per l'uso



N. d'ordine



Numero di serie



Simbolo per il contrassegno di apparecchi elettrici ed elettronici secondo il § 7 della legge ElektroG. La legge ElektroG regola la messa in circolazione, il ritiro e lo smaltimento rispettoso dell'ambiente di apparecchi elettrici ed elettronici.



Il contrassegno CSA significa che un prodotto è stato controllato e che esso soddisfa gli standard di sicurezza o prestazionali in vigore, incluse le norme di rilievo stabilite o gestite dall'ufficio di normalizzazione americano (American National Standards Institute, ANSI), dagli Underwriters Laboratories (UL), dalla Canadian Standards Association (CSA), dalla National Sanitation Foundation International (NSF) e altri.



Simbolo di protezione ambientale della direttiva RoHS Cina. Il numero del simbolo indica la "Durata d'uso sicura per l'ambiente" del prodotto. Il simbolo viene utilizzato se viene usata una sostanza limitata alla Cina oltre i valori massimi ammessi.

1.2 Gruppo di utenti

- Il Leica RM2265 può essere usato esclusivamente da parte di personale specializzato e qualificato.
- L'utente può iniziare ad usare lo strumento solo dopo averne letto con attenzione il manuale d'uso e dopo aver acquisito familiarità con tutti i suoi dettagli tecnici.

1.3 Uso convenzionale

Il Leica RM2265 è un microtomo rotativo automatico motorizzato con quadro di comando separato, per la realizzazione di sezioni sottili di campioni di diversa durezza per l'uso nel laboratorio di routine e di ricerca dei settori biologia, medicina e industria.

Esso è adatto sia al taglio di campioni morbidi in paraffina, sia di campioni di maggiore durezza, sempre che questi siano ancora adatti al taglio motorizzato.

Il Leica RM2265 è adatto anche per la IVD (diagnostica in vitro).

Ogni diverso uso dell'apparecchio rappresenta un funzionamento non consentito!

1.4 Tipo di strumento

Tutti i dati contenuti nel presente manuale d'uso valgono soltanto per il modello indicato sulla pagina di copertina.

Sul lato sinistro dello strumento è fissata una targhetta con il numero di serie (questa Fig. è solo simbolica).

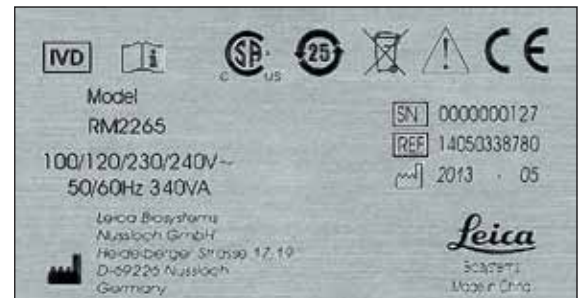


Fig. 1

2. Sicurezza



Osservare rigorosamente le avvertenze di sicurezza e di pericolo contenute nel presente capitolo.
Se ne raccomanda la lettura anche qualora sia già stata acquisita familiarità con l'uso ed il funzionamento di uno strumento Leica.

2.1 Avvertenze di sicurezza

Il presente manuale d'istruzioni contiene importanti istruzioni e informazioni per la sicurezza operativa e la manutenzione dello strumento. Esso costituisce parte integrante dello strumento e deve essere letto attentamente prima della messa in funzione e dell'utilizzo nonché conservato accanto allo strumento.



Se necessario, il manuale d'istruzioni dovrà essere integrato con le relative disposizioni previste dalle normative nazionali in materia di prevenzione infortuni e di protezione ambientale vigenti nel Paese dell'utente.

Questo strumento è stato costruito e controllato conformemente alle direttive di sicurezza per gli apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratorio.

Per ottenere questo standard e garantire un funzionamento a norma di sicurezza, l'utente dovrà osservare le avvertenze e le segnalazioni contenute nel presente manuale d'istruzioni.

Informazioni aggiornate sulle norme applicate si trovano nella dichiarazione di conformità CE in Internet al sito:

www.LeicaBiosystems.com



I dispositivi di protezione sull'apparecchio e gli accessori non devono essere né rimossi né modificati. L'apparecchio può essere aperto e riparato soltanto da tecnici di assistenza autorizzati Leica.

2.2 Avvertenze di pericolo

I dispositivi di sicurezza, installati sullo strumento dal produttore, rappresentano soltanto la base della prevenzione infortuni. La responsabilità principale per un funzionamento sicuro è a carico, in primo luogo, del gestore dello strumento e, in secondo luogo, delle persone da lui incaricate di azionarlo, pulirlo o eseguirne la manutenzione.

Per garantire il funzionamento perfetto dello strumento, è necessario rispettare le seguenti avvertenze e precauzioni.

Avvertenze di pericolo – avvertenze di sicurezza riguardanti l'apparecchio stesso



- Le normative di sicurezza contrassegnate con un triangolo di avvertenza sullo strumento stesso indicano che durante il funzionamento o la sostituzione di parti dello strumento è necessario attenersi ai corretti passi operativi descritti nel manuale di istruzioni fornito.
- La mancata osservanza di ciò può avere come conseguenza incidenti, lesioni e/o danni allo strumento o agli accessori.

Avvertenze di pericolo – trasporto ed installazione



- Dopo il disimballaggio, lo strumento può essere trasportato solo in posizione verticale.
- Non sollevare mai lo strumento per i volani o per il morsetto. Prima del trasporto dello strumento, rimuovere sempre il vassoio di raccolta degli scarti.
- **Attenzione! Il selettore di tensione è regolato in fabbrica.**
- **Prima di allacciare lo strumento all'alimentazione di rete, verificare se l'impostazione corrisponde ai valori di allacciamento del proprio laboratorio!**
- **La presa di rete è chiusa da un foglio autoadesivo, che informa sulla tensione attualmente impostata! Un'impostazione errata del selettore di tensione può provocare gravi danni allo strumento!**
- **Durante la commutazione del selettore di tensione, l'apparecchio non deve essere collegato all'alimentazione elettrica!**
- Lo strumento deve essere collegato solo usando il cavo di alimentazione fornito e solo ad una presa di corrente messa a terra. L'effetto protettivo non deve essere eliminato usando una prolunga priva del conduttore di protezione.
- Lo strumento è operativo solo con lo spinotto cieco innestato o con l'interruttore a pedale (opzionale). Se dopo l'accensione si sente un segnale acustico continuo, è necessario controllare che gli elementi di comando siano collegati correttamente.
- È vietato l'utilizzo in ambienti a rischio di esplosione.
- Le estreme variazioni di temperatura tra il magazzino e il luogo di preparazione come pure l'elevata umidità possono causare la formazione di condensa. In questo caso, prima dell'accensione è necessario rispettare un tempo di attesa di almeno 2 ore. La mancata osservanza del tempo di attesa può provocare danni allo strumento.
- I dispositivi di protezione posti sullo strumento nonché gli accessori non devono essere né rimossi né modificati.

Misure protettive personali



- **Nel lavoro con i microtomi vanno prese fundamentalmente delle misure protettive personali. È assolutamente necessario indossare scarpe protettive, guanti protettivi, mascherina e occhiali protettivi.**

2. Sicurezza

Avvertenze di pericolo – lavori con lo strumento



- Fare attenzione quando si lavora con le lame del microtomo e con le lamette monouso. La lama è estremamente affilata e può provocare lesioni gravi!
- Prima di smontare il portalama, togliere sempre la lama/la lametta. Conservare sempre le lame non utilizzate nell'apposita cassetta!
- Non posare mai la lama con il filo orientato in alto e non tentare mai di afferrare una lama che cade!
- Fissare sempre prima il campione e POI la lametta/lama.
- Prima di qualsiasi manipolazione della lama/lametta e del morsetto portacampione, prima di ogni sostituzione del campione e nelle pause di lavoro, il volano deve essere bloccato ed il filo della lama coperto con la protezione salvadita!
- Ruotare il volano SEMPRE in senso orario poiché, in caso contrario, il freno non funziona correttamente.
- Durante il taglio di campioni fragili, prendere sempre le misure protettive opportune! Pericolo di schegge!
- Quando si utilizza lo strumento, non deve penetrare alcun liquido al suo interno!
- Non sistemare mai il campione in fase di retrazione.
- Prima del taglio successivo, viene alimentato un avanzamento al valore di retrazione PIÙ lo spessore di taglio impostato. In questa fase vi è pericolo che campione e lama vengano danneggiati!
- Nel funzionamento motorizzato, l'impugnatura del volano deve essere sempre centrata. Non mettere le mani nel volano in rotazione, pericolo di lesioni per via del blocco del volano.
- Prima di iniziare il sezionamento, assicurarsi che il campione sia serrato stabilmente nel fermaoggetto - in caso contrario vi è il rischio di danneggiarlo.

Avvertenze di pericolo – manutenzione e pulizia



- L'apparecchio può essere aperto, per i lavori di manutenzione e di riparazione, soltanto da tecnici di assistenza autorizzati.
- Prima di ogni pulizia, spegnere lo strumento, staccare la spina di rete, rimuovere del tutto il portalama e pulirlo separatamente.
- Prima dello smontaggio del portalama, togliere prima sempre la lama.
- Prima di ogni pulizia, attivare il blocco del volano!
- Per la pulizia, non utilizzare solventi a contenuto di acetone e xilolo!
- Durante la pulizia, non deve penetrare alcun liquido all'interno dello strumento!
- Prima di essere riacceso, lo strumento deve essere completamente asciutto!
- Nell'uso delle sostanze pulenti, osservare le norme di sicurezza del costruttore e le regole del laboratorio!
- Prima di sostituire i fusibili, spegnere lo strumento con l'interruttore di alimentazione ed estrarre la spina! In nessun caso si devono utilizzare fusibili diversi da quelli montati in fabbrica! Per i valori specifici, vedi [Capitolo 3.3 - "Dati tecnici"](#).

2.3 Sistemi di sicurezza integrati

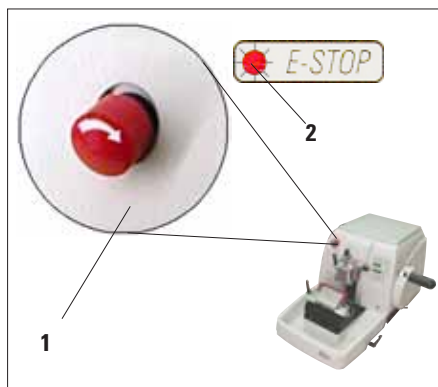


Fig. 2

Funzione di spegnimento di emergenza

La funzione di spegnimento d'emergenza viene attivata con l'interruttore **SPEGNIMENTO DI EMERGENZA (1)** in alto a sinistra sul pannello frontale del microtomo. Dopo aver premuto l'interruttore di **SPEGNIMENTO DI EMERGENZA**, il motore si ferma immediatamente. Il LED rosso nel campo **E-STOP (2)** sul quadro di comando dello strumento si accende e indica così l'attivazione della funzione di spegnimento di emergenza. Per disattivarla, ruotare l'interruttore di **SPEGNIMENTO DI EMERGENZA** nella direzione della freccia.



Fig. 3

Blocco del volano (solo nel funzionamento a mano)

- Per bloccare, premere la leva (5) verso l'esterno e continuare a ruotare lentamente il volano fino a che esso non viene agganciato esattamente nella posizione "ore 12". Il LED (4) della spia **LOCK** si accende.



Attenzione!
Durante il taglio motorizzato, la leva (5) non va mai azionata.

Freno del volano

Con la leva (3) posta sul lato destro del basamento del microtomo, il volano può essere frenato in qualsiasi posizione.

- Per frenare, tirare con forza la leva in avanti.
- Per allentare il freno del volano, spingere di nuovo la leva (3) all'indietro nella posizione di partenza.

**Importante!**

Il LED giallo (4) nel campo M-STOP indica solo che lo strumento non può essere avviato. Esso non indica una sufficiente frenatura del volano.

Affinché il volano venga frenato, la leva (3) deve essere tirata con forza in avanti. Un blocco sicuro del volano è garantito solo se la leva (5) è in posizione "ore 12".

2. Sicurezza

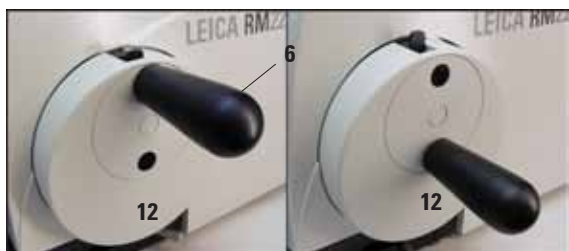


Fig. 4

Centraggio dell'impugnatura del volano

Nel funzionamento motorizzato, l'impugnatura del volano deve essere sempre centrata.

- Attivare il blocco del volano.
- Per il centraggio, tirare l'impugnatura (6) leggermente verso l'esterno e ribaltarla nel centro del volano (12) (Fig. 4).
- Al rilascio, l'impugnatura si innesta.

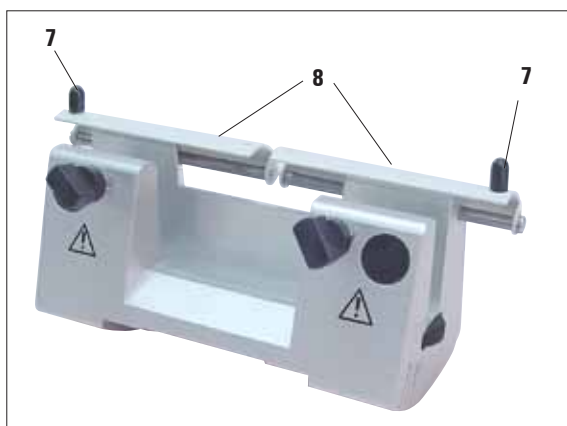


Fig. 5

Salvadita sul portalama

Ogni portalama è dotato di una protezione salvadita (8, 9) montato in posizione fissa. In questo modo, è possibile coprire completamente il filo in ogni posizione della lama e della lametta.

Portalama N/NZ

Sul salvadita (8) del portalama N/NZ sono presenti maniglie (7) per effettuarne lo spostamento (Fig. 5).

Per coprire il filo, spingere i due lati della protezione salvadita verso il centro.

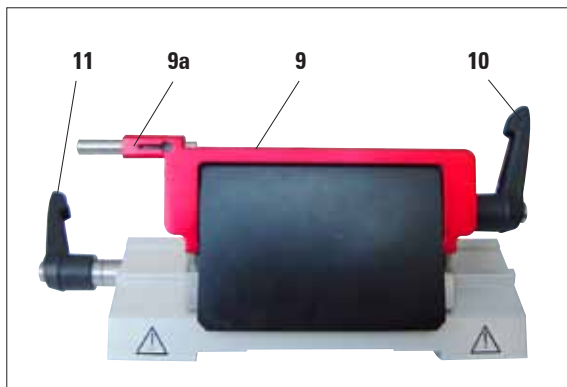


Fig. 6

Portalama E

La protezione salvadita sul portalama E è composta da una staffa ribaltabile rossa con ausilio di espulsione (9a). Per coprire la lama, ribaltare la staffa salvadita (9) verso l'alto come mostrato in Fig. 6.



Nel nuovo portalama E, ambedue le leve di serraggio (10, 11) devono rimanere sempre nella posizione mostrata. Leva di serraggio per la lametta (10) a destra, leva di serraggio per lo spostamento laterale (11) a sinistra.

3.1 Panoramica complessiva – Parti dello strumento

Leica RM2265

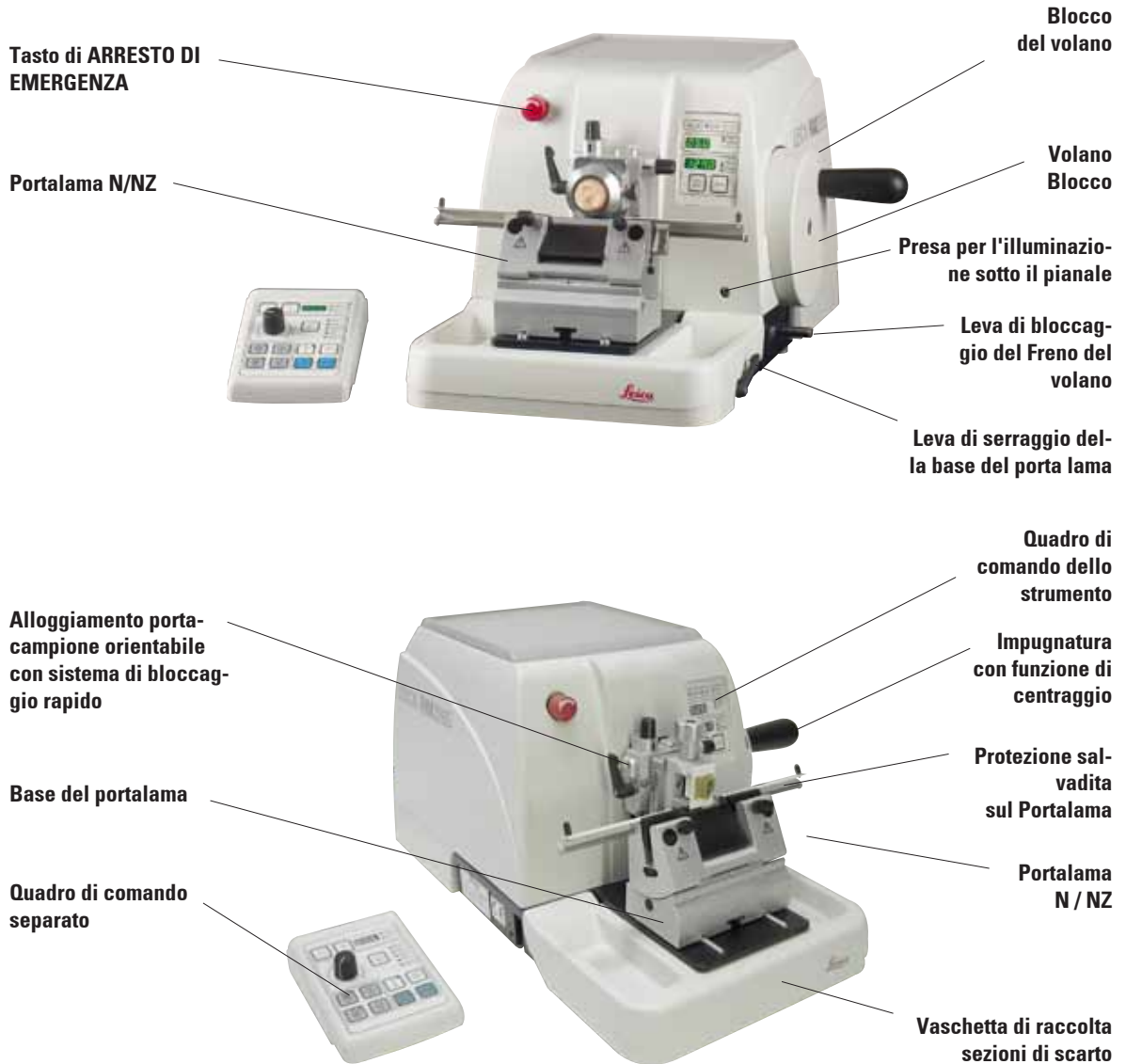


Fig. 7

3. Componenti e specifiche

Retro dello strumento



Fig. 8

3.2 Specifiche dello strumento

Il Leica RM2265 è un microtomo rotativo motorizzato.

- Il meccanismo di avanzamento con guide con rulli a croce esente da gioco e manutenzione, ed il sistema di avanzamento rapido pilotato tramite motori passo passo, sono protetti da polvere e montati in un contenitore in materiale plastico.
- Lo strumento è dotato di un volano di sicurezza con impugnatura centrabile e di un bloccaggio manuale meccanico del volano.
- Tutte le regolazioni, le spie LED e le funzioni di comando sono raggruppate in modo centrale in un quadro di comando separato. I tasti e gli indicatori sono suddivisi in modo ben visibile in gruppi funzionali.
- La retrazione del campione è disattivabile. Nel funzionamento manuale, è possibile impostare la retrazione. Nel funzionamento motorizzato, il percorso di retrazione cambia in relazione alla velocità di taglio. La fase di retrazione viene visualizzata otticamente.
- L'avanzamento macrometrico elettrico dispone di due velocità. Nella modalità di taglio i tasti di avanzamento macrometrico hanno una funzione STEP.
- Esistono quattro modalità di taglio motorizzate (**CONT**, **SINGLE STEP** e **PROG**) nonché una manuale, il funzionamento oscillante **ROCK**. Nel funzionamento oscillante, per eseguire un taglio è sufficiente ruotare il volano di un tratto in avanti e indietro.

3.3 Dati tecnici

Dati generali dell'apparecchio

Omologazioni:	I contrassegni di omologazione specifici dello strumento si trovano sul retro accanto alla targhetta identificativa.
Tensione nominale:	100 / 120 / 230 / 240 V AC $\pm 10\%$
Frequenza nominale:	50/60 Hz
Potenza max. assorbita:	40 VA
Classe di protezione ^① :	I
Fusibili di rete:	2 x T 3,2 A elencati UL
Grado di inquinamento ^① :	2
Categoria di sovratensione ^① :	II
Quantità di calore indicata (max.):	340 J/s
Range della temperatura di funzionamento:	da +10 °C a +35 °C
Intervallo di temperatura durante lo stoccaggio:	da +5 °C a +55 °C
Umidità relativa:	max. 80 % non condensante
Umidità dell'aria durante lo stoccaggio:	< 80 %

^① secondo IEC-1010, UL 3101, EN 61010

Dimensioni e pesi

Strumento base

Larghezza (con volano):	413 mm
Larghezza (senza volantino):	300 mm
Profondità (con vassoio degli scarti):	563 mm
Altezza (totale):	305 mm (con deposito su calotta)
Altezza di lavoro (filo della lama):	100 mm (misurata dalla piastra base)
Altezza di lavoro (filo della lama):	168 mm (misurata dal tavolino)
Peso (senza accessori):	circa 37 kg

Quadro di comando

Larghezza:	121 mm
Profondità:	166 mm
Altezza:	50 mm
Altezza (in posizione obliqua):	81 mm
Peso (netto):	ca. 0,660 kg

3. Componenti e specifiche

Microtomo

Regolazione dello spessore della sezione:

Intervallo di regolazione spessore
di taglio:

Valori impostabili:

da 0,25 - 100 μm	
da 0,25 μm	
da 0,50 - 5,0 μm	in incrementi di 0,5 μm
da 5,0 - 20,0 μm	in incrementi di 1,0 μm
da 20,0 - 60,0 μm	in incrementi di 5,0 μm
da 60,0 - 100,0 μm	in incrementi di 10,0 μm

Intervallo di regolazione spessore
di taglio di grossatura:

Valori impostabili:

da 1 - 600 μm	
da 1,0 - 10,0 μm	in incrementi di 1,0 μm
da 10,0 - 20,0 μm	in incrementi di 2,0 μm
da 20,0 - 50,0 μm	in incrementi di 5,0 μm
da 50,0 - 100,0 μm	in incrementi di 10,0 μm
da 100,0 - 600,0 μm	in incrementi di 50,0 μm

Avanzamento oggetto: 28 mm \pm 1 mm, spostamento tramite motore passo passo

Corsa verticale:

70 mm

campo di taglio max. senza retrazione: 65 mm senza orientamento del campione

Campo di taglio max. con retrazione: 60 mm

Retrazione del campione:

in funzionamento manuale:

Da 5 a 100 μm in incrementi di 5 μm , disattivabile

nel funzionamento motorizzato:

in funzione della velocità, disattivabile

Avanzamento macrometrico elettrico:

300 $\mu\text{m/s}$ e 900 $\mu\text{m/s}$

Velocità di taglio:

0,5 - 420 mm/s \pm 10 %

Velocità della corsa all'indietro

circa 120 - 420 mm/s \pm 10 %

Spostamento della base portalamina

Spostamento nord-sud:

24 mm

Dimensione massima del campione (L x P x A): 50 x 60 x 40 mm

Orientamento dell'oggetto

orizzontale:

8°

verticale:

8°

4.1 Requisiti del luogo di installazione

- Tavolo di laboratorio stabile ed esente da vibrazioni con piano di tavolo orizzontale, piatto e pavimento pressoché privo di oscillazioni.
- Non lasciare altri strumenti nelle vicinanze che possano provocare vibrazioni.
- La temperatura della stanza dovrà essere mediamente tra i +10 °C e +35 °C.
- Volano liberamente e facilmente accessibile.



È vietato l'uso dello strumento in ambienti a rischio di esplosione.

4.2 Fornitura

La configurazione base del Leica RM2265 comprende le seguenti parti:

1 strumento base Leica RM2265, senza orientamento.....	14 0503 38780
1 volano, completo	14 0502 37734
1 quadro di comando esterno.....	14 0503 38781
1 vaschetta di raccolta sezioni di scarto.....	14 0503 39060
1 interruttore a pedale, Dummy.....	14 0443 30420
1 set di cavi di alimentazione composto da:	
1 cavo di alimentazione D.....	14 0411 36958
1 cavo di alimentazione USA-C-J.....	14 0411 36960
1 cavo di alimentazione UK ST/BU F-5A	14 0411 36959
1 kit di manutenzione comprensivo di:.....	14 0502 37965
1 chiave maschio esagonale con impugnatura da 5	14 0194 04760
1 chiave maschio esagonale con impugnatura da 4	14 0194 04782
1 chiave maschio esagonale con impugnatura da 3	14 0222 04138
1 cacciavite 3x50, lungo 186.....	14 0170 11568
1 flacone (50 ml) di olio per gli ingranaggi di azionamento, tipo 405.....	14 0336 06086
2 protezioni fini 3,2 AT	14 9643 03201
1 pennello "Leica" con magnete	14 0183 40426
1 protezione antipolvere.....	14 0212 30350
1 manuale d'istruzioni per RM2265 (+ CD con diverse lingue)..	14 0503 80107



Gli accessori sono inclusi nella scatola (pos. 2, Fig. 9). Confrontare con attenzione quanto ricevuto con la lista dell'imballaggio, con la bolla di consegna e con il proprio ordine. Se si dovessero notare divergenze, si prega di rivolgersi immediatamente al punto vendita Leica competente.

4. Messa in funzione

4.3 Disimballaggio e installazione



Al momento della consegna dello strumento, controllare gli indicatori di inclinazione sull'imballo.

Se la punta della freccia è blu, significa che il pacco è stato trasportato in orizzontale, inclinato troppo o si è ribaltato durante il viaggio.

Specificarlo sui documenti di trasporto e controllare eventuali danni.

Fig. 9

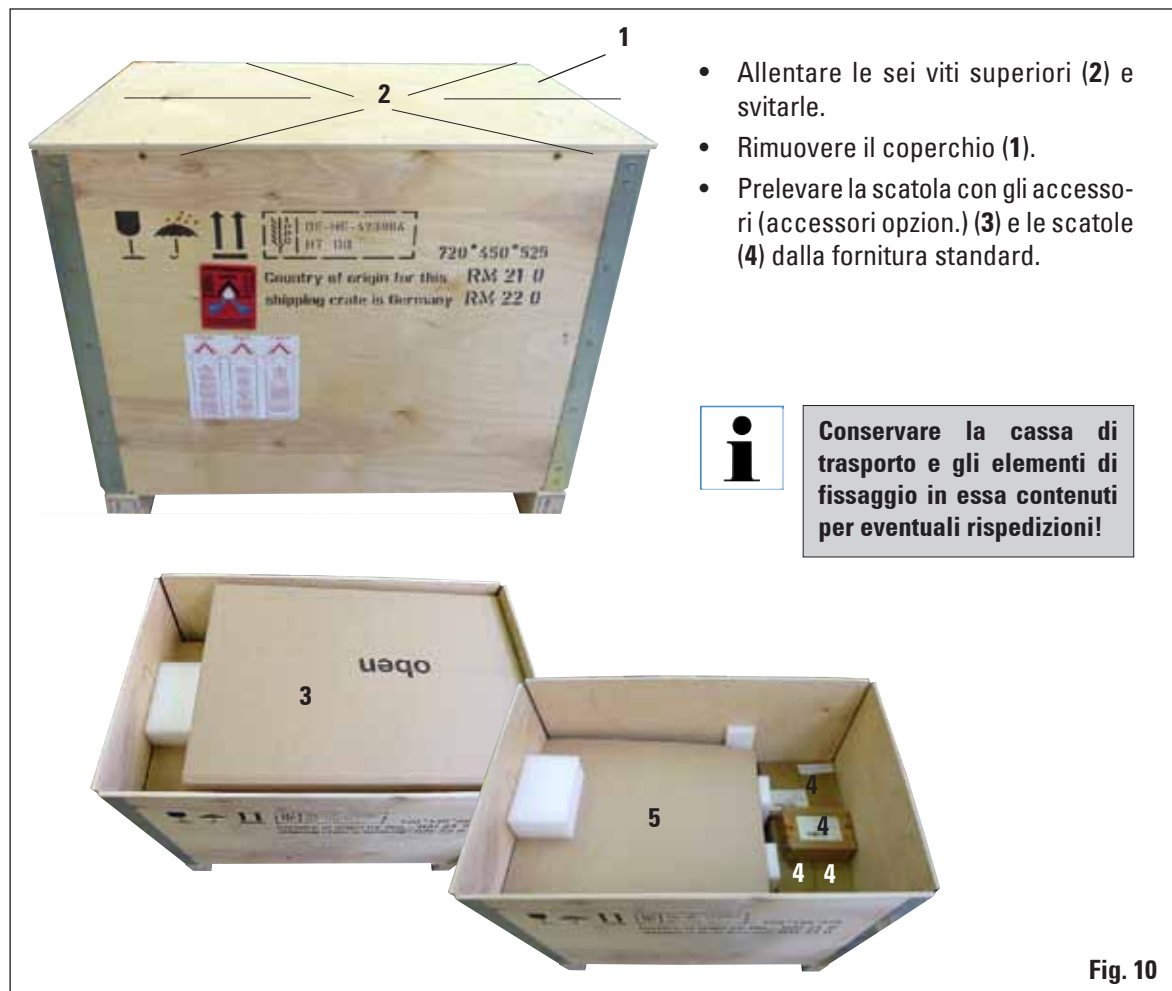


Fig. 10

4.3 Disimballaggio e installazione (continuazione)



- Prelevare il modulo di fissaggio (5), afferrandolo dal bordo superiore e dal punto di presa (6) e sfilandolo verso l'alto.
- Per sollevare lo strumento (7), afferrarlo sul davanti dalla piastra base e dietro da sotto, quindi alzarlo dall'imbottitura (8).



Non trasportare lo strumento dal volano o dalla manopola per la regolazione dello spessore della sezione!




- (*= L'immagine dello strumento è solo a titolo esemplificativo)

- Posare lo strumento su di un tavolo di laboratorio stabile.

Lo spostamento dello strumento sul tavolo è agevolato da due elementi scorrevoli (9), che si trovano dietro il basamento.

- Per spostarlo, afferrare lo strumento sulla parte anteriore del basamento e sollevarlo leggermente, spostandolo sui piani di scorrimento.

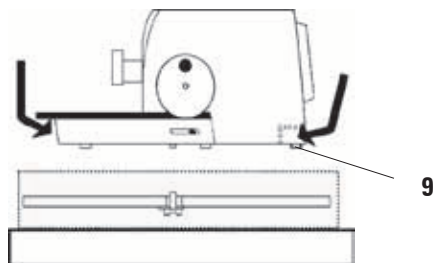

Prestare attenzione all'angolo di posa rispetto al tavolo, per evitare intrappolamenti delle dita.

Fig. 10a

4. Messa in funzione

4.4 Montaggio del volano



Il volano deve essere montato prima della messa in funzione dello strumento. Le parti e gli attrezzi necessari per tale operazione si trovano nel kit di utensili.

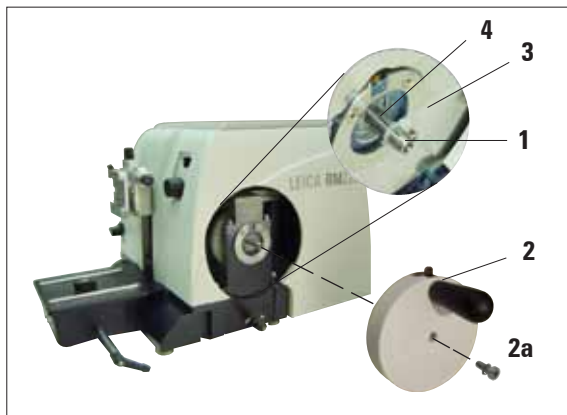


Fig. 11

La chiavetta (4) è inserita senza essere fissata nell'asse del volano (1), e assicurata per il trasporto con una fascetta fermacavo.

- Rimuovere la fascetta fermacavo (3).
Attenzione!
La chiavetta non deve cadere all'esterno!
- Montare il volano (2) nella posizione indicata sull'asse del volano (1)
- Serrare la vite (2a) nel foro centrale del volano con una chiave maschio esagonale da 4.
- Estrarre il foglio protettivo dal disco di protezione autoadesivo ed applicare il disco di protezione sul volano.

4.5 Connessioni elettriche



Lo strumento DEVE essere collegato ad una presa di corrente messa terra. È ammesso solo l'uso di uno dei cavi forniti previsti per l'alimentazione di corrente locale (presa di corrente). Non usare un cavo di prolunga privo del conduttore di protezione!

Controllare il valore della tensione impostata

Il Leica RM2265 può essere collegato a diverse reti elettriche (dipendentemente dalla tensione e dalla frequenza). Per tale motivo esso viene sempre fornito con un set di cavi diversi.

I nuovi strumenti sono stati impostati in fabbrica per una tensione di 230 V.

Ciò viene evidenziato tramite un adesivo giallo (230 VOLT) sul retro, che copre l'interruttore principale e la presa di rete.



Prima di collegare lo strumento alla tensione di rete, si deve assolutamente controllare se l'impostazione del selettore di tensione corrisponde alla tensione di rete locale effettiva!

Un'impostazione errata del selettore di tensione può provocare gravi danni allo strumento!

Al momento della commutazione del selettore di tensione, lo strumento non deve essere collegato alla rete.

Controllare il valore della tensione impostata (continuazione)

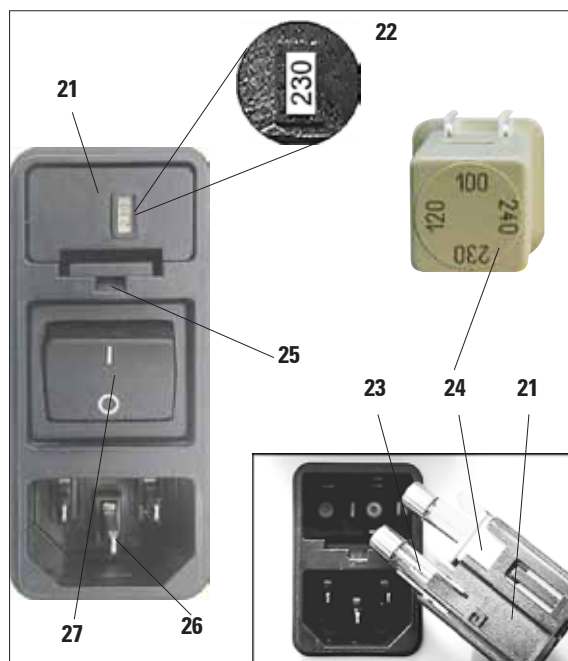


Fig. 12

Il selettore di tensione si trova al di sopra dell'interruttore di rete, a sinistra sul retro dello strumento (Fig. 12). Il valore di tensione impostato viene visualizzato nella finestrella (22).

- Inserire un piccolo cacciavite nella tacca (25) e sollevare leggermente l'inserto.
- Prelevare il corpo del selettore di tensione (21) insieme con i fusibili (23).

Estrarre il blocco di selezione della tensione (24) (bianco) e reinserirlo, in modo che nella finestrella (22) compaia il valore corrispondente alla tensione di rete locale.

- Rimontare il corpo del selettore di tensione con il blocco e i fusibili e premerlo fino a farlo agganciare (si sente un clic).

Stabilire la connessione alla rete elettrica

- Prima di collegare il cavo di alimentazione, controllare se l'interruttore principale (27) sul retro dello strumento si trovi su "0" = OFF.
- Lo strumento viene consegnato con i cavi di alimentazione specifici per i diversi paesi. Assicurarsi che il cavo utilizzato abbia la spina giusta per la presa.
- Innestare lo spinotto del cavo di alimentazione nella presa (26) dello strumento e la spina di rete nella presa elettrica.



Con differenze di temperatura estreme e un'elevata umidità dell'aria può formarsi acqua di condensa.

In questo caso, prima dell'accensione, è necessario attendere almeno due ore affinché l'apparecchio possa acclimatarsi!

La mancata osservanza del tempo di attesa può provocare danni allo strumento.

4. Messa in funzione

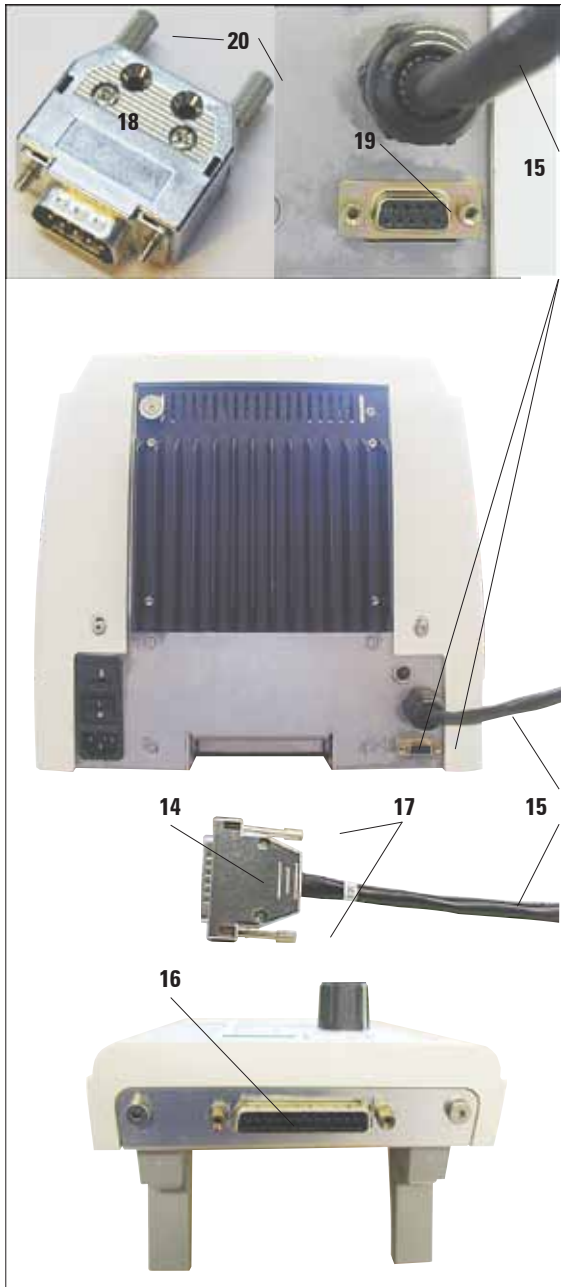


Fig. 13

Collegamento dello spinotto cieco

- Innestare lo spinotto cieco fornito (18) nella presa di collegamento per l'interruttore a pedale (19) sul retro dello strumento e fissarlo stringendo le viti (20).

Collegare l'interruttore a pedale (accessorio opzionale)

- Se lo strumento viene usato con un interruttore a pedale, questo viene collegato allo stesso modo dello spinotto cieco.



Attenzione!

Se lo spinotto cieco o l'interruttore a pedale non sono collegati, lo strumento non è operativo.

In questo caso si accende il LED E-STOP dell'apparecchio.



Collegare il quadro di comando

Il cavo di allacciamento (15) del quadro di comando è solidale al microtomo. Questa connessione non deve essere staccata.


- Innestare lo spinotto (14) del cavo di collegamento (15) nella presa prevista (16) sul retro del quadro di comando.
- Per fissare il connettore, serrare le due viti (17).

4.6 Accensione dello strumento



Accendendo lo strumento mediante l'interruttore di rete, non si deve premere contemporaneamente un qualsiasi tasto del quadro di comando o l'interruttore a pedale (accessorio opzionale)!

Accendere lo strumento mediante l'interruttore principale in fondo a destra.

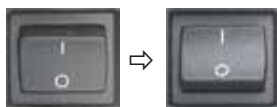

L'accensione viene confermata da un segnale acustico.

Lo strumento si inizializza brevemente.



Segue quindi la visualizzazione della versione del software (qui solo esplicativa) sul display a 4 caratteri. Questa scompare dopo circa 2 secondi e lascia posto alla visualizzazione di "0000".

All'accensione, sul quadro di comando e sul campo di visualizzazione del microtomo sono accesi tutti i campi di visualizzazione e i LED delle funzioni attivate.



Sul display a LED a tre cifre viene visualizzato l'ultimo valore impostato per lo spessore di taglio (o spessore del taglio di sgrossatura), a seconda di quale impostazione era per ultimo attiva. Ciò avviene contemporaneamente al quadro di comando e microtomo.

I LED della modalità attiva (in questo caso lo spessore di taglio) si accendono in verde.



Se nel campo **E-STOP** (2) del quadro di comando dello strumento si accende il LED rosso, allora

- è attiva la funzione di spegnimento d'emergenza (interruttore di spegnimento d'emergenza o interruttore a pedale premuto a fondo).
- lo spinotto cieco (opzionalmente l'interruttore a pedale) non è collegato alla presa o non lo è in modo corretto.



Se nel campo **M-STOP** (4) del quadro di comando si accende il LED giallo, ciò significa che è attivato il blocco o il freno del volano (pos. 3 nella figura 3).

Fin tantoché il LED è acceso, lo strumento non può essere avviato.

5. Uso

5.1 Elementi di comando e loro funzione



Le funzioni di comando del microtomo sono suddivise sul quadro di comando e su una unità di visualizzazione sul microtomo.

Lo strumento dispone di un campo di comando sul quale vengono visualizzati lo stato operativo corrente e diverse impostazioni.

Tutte le funzioni di comando sono raggruppate in modo centrale sul quadro di comando separato. I tasti e gli indicatori sono suddivisi ben visibilmente in gruppi funzionali.

5.1.1 Quadro di comando dello strumento

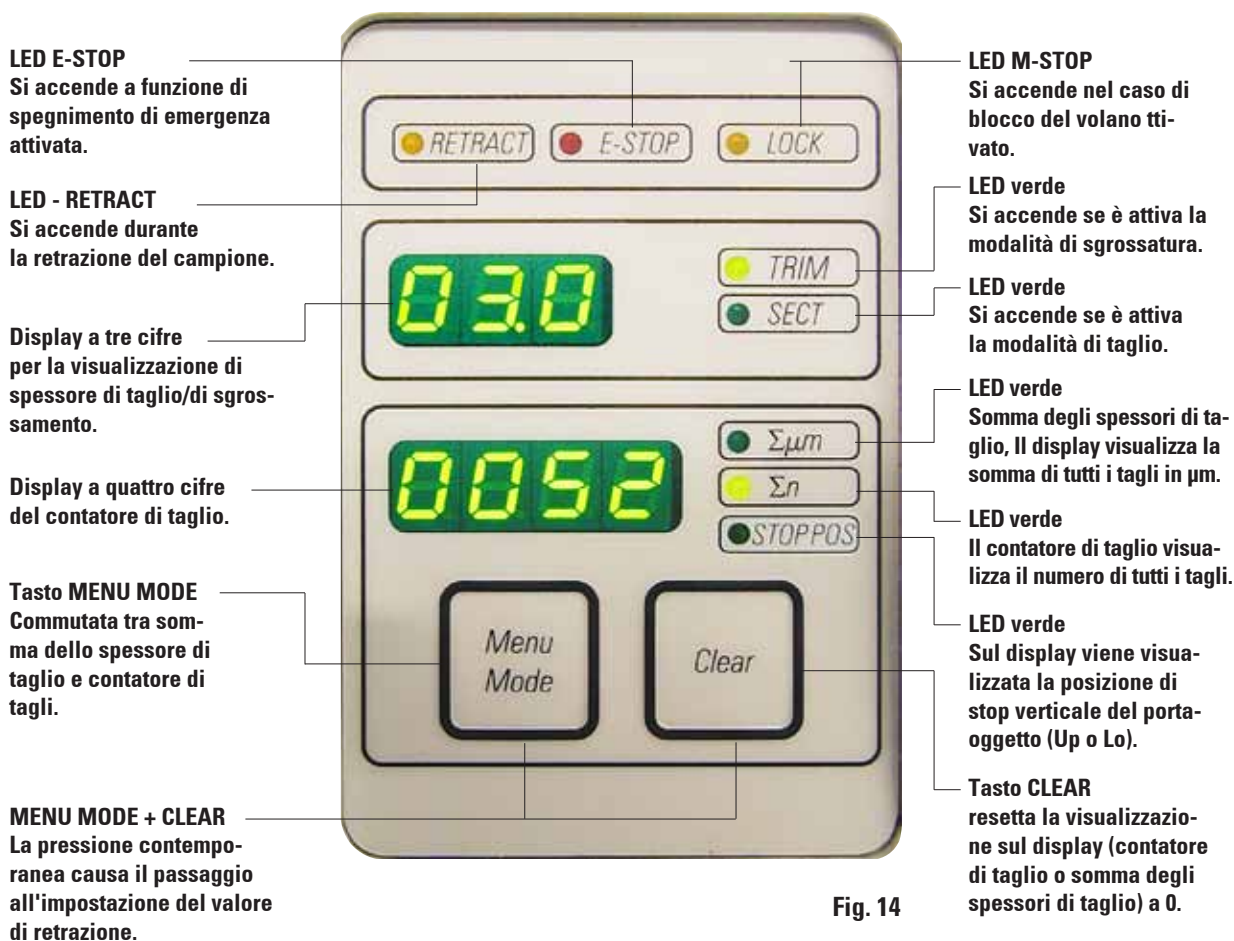


Fig. 14

5.1.2 Quadro di comando

Tasti per l'impostazione dello spessore di taglio/spessore di sgrossatura.

Manopola per impostazione della velocità di taglio.

Tasto Impostare la finestra di taglio

LED giallo Lampeggia per avanzamento macrometrico all'indietro; si accende quando viene raggiunta la posizione posteriore finale.

LED giallo Lampeggia per avanzamento macrometrico in avanti; si accende quando viene raggiunta la posizione anteriore finale.

Tasti di avanzamento macrometrico

display a tre cifre per la visualizzazione di spessore di taglio/spessore di sgrossatura

LED verde Si accende quando è attiva la modalità di sgrossatura

LED verde Si accende se È attiva la modalità di taglio

Tasto CUT MODE - Selezione della modalità operativa

LED verde per la visualizzazione della modalità operativa corrente

LED verde lampeggia fino a quando viene impostato il secondo bordo della finestra di taglio

Tasto TRIM/SECT Commutazione tra modalità taglio e sgrossatura

LED giallo si accende quando il motore è attivato.

LED verde si accende quando il motore è spento o si ferma al prossimo punto di arresto.

Tasti RUN STOP e ENABLE per avviare e fermare il taglio motorizzato.

In modalità sgrossatura:

- Avanzamento macrometrico all'indietro veloce
- Avanzamento macrometrico in avanti veloce
- Avanzamento macrometrico in avanti lento
- Avanzamento macrometrico in avanti lento

In modalità di taglio:

- Passo Passo indietro
- Passo multiplo avanti
- Passo semplice avanti
- Passo multiplo all'indietro

Fig. 15

5. Uso

5.1.3 Elementi di visualizzazione e comando **Display a tre cifre**

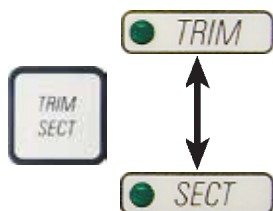


Fig. 16

Questo display è presente sullo strumento e sul quadro di comando.

Quando si accende il LED **SECT**, il display visualizza lo spessore di taglio in quel momento impostato in μm . L'accensione del LED **TRIM** significa che il display visualizza lo spessore di sgrossatura correntemente impostato in μm .

Scelta delle modalità di taglio e di sgrossatura



Per commutare tra la modalità di taglio e quella di sgrossatura, premere il tasto **TRIM SECT**. Ad ogni pressione del tasto, l'indicazione cambia tra **SECT** e **TRIM**.

Nell'indicazione **SECT** viene sempre indicato lo spessore di taglio nel campo da 0,25 a 100,0 μm e nell'indicazione **TRIM** lo spessore di sgrossatura tra 1,0 e 600 μm .

Impostazione dello spessore di taglio/spessore di sgrossatura



L'impostazione viene effettuata con i tasti $\boxed{+}$ - $\boxed{-}$ del quadro di comando.

Intervallo di regolazione spessore di taglio: 0,25 - 100 μm

Valori impostabili: 0,25 μm

da	0,5 μm	a	5,0 μm	in	incrementi di 0,5 μm
da	5,0 μm	a	20,0 μm	in	incrementi di 1,0 μm
da	20,0 μm	a	60,0 μm	in	incrementi di 5,0 μm
da	60,0 μm	a	100,0 μm	in	incrementi di 10,0 μm

Intervallo di regolazione spessore di sgrossatura: da 1 a 600 μm

Valori impostabili: da	1,0 μm	a	10,0 μm	in	incrementi di 1,0 μm
da	10,0 μm	a	20,0 μm	in	incrementi di 2,0 μm
da	20,0 μm	a	50,0 μm	in	incrementi di 5,0 μm
da	50,0 μm	a	100,0 μm	in	incrementi di 10,0 μm
da	100,0 μm	a	600,0 μm	in	incrementi di 50,0 μm .

Funzioni di movimento macrometrico



Il movimento macrometrico a due velocità è preposto ad una rapida traslazione del campione in avvicinamento alla lama e in allontanamento dalla lama. Per quanto riguarda i tasti con la doppia freccia, la velocità è pari a 900 $\mu\text{m/s}$; per quanto riguarda invece i tasti con una freccia, la velocità è pari a 300 $\mu\text{m/s}$. Nella modalità di taglio è possibile scegliere nella funzione dell'avanzamento macrometrico tra avvicinamento definito (funzione **STEP**) e spostamento continuo del campione. Di norma lo strumento viene fornito con avvicinamento continuo.

Modalità di taglio

Funzione dei tasti nel funzionamento STEP



Passo multiplo all'indietro



Passo multiplo all'indietro



Passo multiplo in avanti



Passo semplice in avanti

modalità di sgrossatura veloce

Avanzamento macrometrico all'indietro



Avanzamento macrometrico in avanti



Nella modalità di taglio è possibile scegliere tra avvicinamento continuo e a passi (funzione STEP).

Nell'avvicinamento continuo, la funzione dei tasti di avanzamento veloce è uguale a quella della modalità sgrossamento. La funzione **STEP** serve ad un avvicinamento definito dal campione alla lama.

Attivare la funzione **STEP**:

- Accendere lo strumento e tenere premuto contemporaneamente il tasto sul quadro di comando. (Per disattivare la funzione, procedere esattamente allo stesso modo, ma tenere premuto il tasto.) Durante l'inizializzazione dello strumento, tenere premuto il tasto fino a quando il numero della versione del software non scompare dal display (assicurarsi che sia stato visualizzato il numero di versione 2.1).



Questa caratteristica è disponibile solo nella modalità di taglio e dalla versione 2.1. Nel caso di numero di versione del software precedente alla 2.1, rivolgersi al servizio di assistenza tecnica Leica.

- Premere il tasto **TRIM/SECT** e scegliere la modalità di taglio (il LED **SECT** si accende).
- Nell'azionamento dei tasti (con una freccia) per l'avanzamento lento macrometrico, si ha sempre un avvicinamento definito a passi (**STEP**) del valore visualizzato sul display nella direzione in questione (passo semplice).
- Anche con una breve attivazione dei tasti, per l'avanzamento macrometrico veloce (con due frecce), viene eseguito un semplice passo nella direzione scelta.
- Azionando più a lungo i tasti di movimento macrometrico veloce avviene un avanzamento multiplo, fino a quando si tiene premuto il tasto.



Nella modalità di sgrossatura, con i tasti di avanzamento macrometrico viene attivato un movimento continuo che si interrompe solo al rilascio del tasto. Il tasto di movimento rapido all'indietro possiede una funzione di arresto.



Non inserire le dita tra il morsetto portacampione ed il microtomo: in tale modo, si eviterà di intrappolarle!


- Per attivare il movimento rapido all'indietro (allontanandosi dalla lama), premere il tasto .

Dopo aver attivato il tasto , il movimento del portaoggetto viene effettuato fino alla posizione finale posteriore.

- Per arrestare il movimento, premere uno dei quattro tasti di movimento macrometrico.
- Il LED giallo (**40**) integrato nel tasto lampeggia finché il portaoggetto si sposta e rimane acceso al raggiungimento della posizione finale posteriore.

5. Uso

- Per avviare il movimento all'indietro lento, premere il tasto . Il movimento avviene fino a quando il tasto viene premuto.
- Per avviare il movimento in avanti veloce e lento, premere il relativo tasto. Il movimento avviene fino a quando il tasto viene mantenuto premuto.
- Durante lo spostamento in avanti, il LED giallo integrato nel tasto (41) lampeggia. Al raggiungimento della posizione finale anteriore si sente un segnale acustico e il LED rimane acceso.

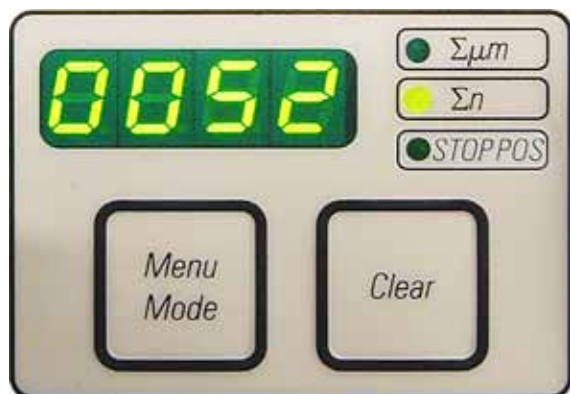

Display a quattro cifre sullo strumento

Il display a quattro cifre è commutabile.

Se è acceso il LED $\Sigma \mu\text{m}$, il display visualizza allora la somma degli spessori di tutti i tagli effettuati dall'accensione in μm .
(Somma degli spessori di taglio)

Se si accende il LED Σn il display visualizza invece il numero di tutti i tagli finora effettuati.

Fig. 17



- Per la commutazione della visualizzazione, premere **MENU MODE** fino ad ottenere l'accensione del LED corrispondente alla visualizzazione desiderata.
- Per azzerare la somma degli spessori dei tagli effettuati o del numero dei tagli, premere **CLEAR**.
- Verrà resettato il solo valore di volta in volta visualizzato.



Attenzione! Spegnendo lo strumento con l'interruttore di rete, i valori (somma degli spessori di taglio e numero di tagli) vengono cancellati.

Impostazione della posizione di stop verticale



Affinché lo strumento possa operare in maniera ottimale in combinazione con il dispositivo di refrigerazione ad azoto Leica LN22, è possibile impostare quale posizione di stop supplementare il punto di inversione inferiore del portaoggetto.

- Premere il tasto **MENU MODE** fino a che il LED **STOP POS** non si accende. Sul display viene visualizzata la posizione di stop del portaoggetto impostata. Normalmente è impostata la posizione di stop superiore (**UP**).
- Con i tasti - del quadro di comando è possibile commutare tra la posizione di stop superiore e inferiore (**UP, LO**).

Retrazione del campione

Per preservare lama e campione, quest'ultimo durante il movimento del ritorno viene spostato nella posizione iniziale superiore allontanandosi dalla lama.

Nel taglio motorizzato, la retrazione dipende dalla velocità di taglio impostata in quel momento.

Per il funzionamento manuale, il valore di retrazione può essere impostato a incrementi di 5 μm tra 5 e 100 μm . La retrazione campione è impostata in fabbrica a 10 μm .

In caso di necessità, la retrazione del campione nel funzionamento manuale e in quello motorizzato può essere disattivata.

La relativa impostazione viene conservata anche dopo lo spegnimento dello strumento.

Impostazione del valore di retrazione





- Per richiamare l'impostazione della retrazione, premere contemporaneamente i tasti **MENU MODE** e **CLEAR**.



- Sul display a quattro cifre viene visualizzato il valore correntemente impostato (ad esempio "025" = 25 μm) **con tre cifre**.



- Scegliere il valore di retrazione desiderato. Il valore di retrazione può essere modificato con i tasti  -  del quadro di comando a incrementi di 5 μm fino ad un valore massimo di 100 μm .



- Per abbandonare l'impostazione della retrazione, premere **MENU MODE**. Da ora in avanti, dopo ogni taglio si avrà un movimento di retrazione pari al nuovo valore impostato.
- Mentre il campione si trova nella fase di retrazione, si accende il LED giallo (4) di **RETRACT** sullo strumento.

5. Uso


Disattivare la retrazione del campione



4



- Richiamare l'impostazione della retrazione premendo contemporaneamente **MENU MODE** e **CLEAR**.

- Per disattivarla, tenere premuto il tasto  del quadro di comando fino alla comparsa sul display di "OFF".

- Per abbandonare l'impostazione della retrazione, premere **MENU MODE**. Con la retrazione disattivata, non si ha più alcun ritorno del campione.

Il LED giallo (4) di **RETRACT** non si accende.

Impostazione della velocità di taglio



- La velocità di taglio può essere regolata in modo continuo con il potenziometro del quadro di comando (in un campo compreso tra 0 - 420 mm/s). I valori della scala da 1 a 10 non sono correlati ad una determinata velocità. La scala ha unicamente scopo orientativo.



La velocità di taglio impostata è attiva solo nei limiti del campo di taglio. Al di fuori di esso, viene applicata a una velocità superiore.

Impostazione di una finestra di taglio

La finestra di taglio permette un adattamento ottimale del campo di taglio alla dimensione effettiva del campione.

L'impostazione della finestra di taglio viene mantenuta anche se si spegne lo strumento.



- Ruotando il volano, posizionare il bordo inferiore del campione a circa 3 mm al di sopra del filo della lama.
- Premere il tasto "**IMPOSTAZIONE FINESTRA DI TAGLIO**". In tal modo, viene impostato il primo bordo della finestra.
- Dopo aver definito il primo bordo della finestra, il LED verde (**43**) del tasto lampeggia.
- Spostare il campione davanti alla lama fino al bordo superiore e premere di nuovo il tasto "**IMPOSTAZIONE FINESTRA DI TAGLIO**".
- Dopo aver definito il secondo bordo della finestra, il LED verde del tasto si spegne. Questo indica che ambedue i valori sono stati accettati.



Per impostare una finestra di taglio, è necessario sempre introdurre una coppia di valori. L'ordine dell'introduzione (in alto o in basso) è irrilevante.

Rimuovere la finestra di taglio



- Per rimuovere la finestra di taglio, premere una volta prima dell'avvio il tasto "**IMPOSTAZIONE FINESTRA DI TAGLIO**". In tal modo, il campo di taglio viene impostato sulla dimensione massima (questo corrisponde all'intero campo di taglio).



Fig. 18

Modalità di taglio

Lo strumento può essere utilizzato nel taglio manuale o motorizzato.

Sono disponibili cinque impostazioni:

ROCK del funzionamento manuale nonché **CONT**, **SINGLE**, **STEP** e **PROG** nel funzionamento motorizzato.



Per motivi di sicurezza, dopo la prima accensione non è attiva nessuna delle quattro modalità.

Selezione della modalità operativa

- Per la selezione della modalità operativa, premere ripetutamente il tasto **CUT MODE** sul quadro di comando fino a far accendere il LED verde della modalità operativa desiderata.

Taglio manuale




- Scegliere la modalità operativa **ROCK**.
- Per tagliare, ruotare leggermente il volano in avanti e indietro (Rocking Mode).

Ogni cambiamento della direzione di rotazione del volano viene rilevato elettronicamente e convertito alternativamente in un movimento di avanzamento o retrazione.



Nel funzionamento manuale si può tagliare sia in modalità convenzionale, ruotando del tutto il volano, o in quello oscillante (Rocking Mode).

Avviare e fermare il taglio motorizzato

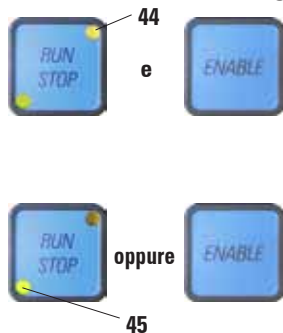

- Per avviare il taglio motorizzato, dopo aver scelto la modalità operativa desiderata, premere contemporaneamente **RUN/STOP** e **ENABLE**.
 - Mentre il motore gira, il LED giallo del tasto **RUN/STOP** si accende.
 - Per arrestare il taglio motorizzato, premere il tasto **RUN/STOP** o **ENABLE**.
- Se si accendono sia il LED verde che quello giallo del tasto **RUN/STOP**, il motore continua a girare fermandosi però alla prossima posizione finale impostata della corsa verticale.

Taglio motorizzato

Nel funzionamento motorizzato sono disponibili quattro modi operativi:

- CONT** = corsa continua
- SINGLE** = corsa singola
- STEP** = corsa ad impulsi
- PROG** = programmazione



Modalità operativa CONT (corsa continua)

- Scegliere la modalità operativa **CONT**.

Avviato il procedimento di taglio, vengono effettuati tanti tagli finché esso non viene fermato premendo il tasto **RUN/STOP** o **ENABLE**.

Il campione si ferma quindi alla prossima posizione finale impostata della corsa verticale, a seconda di quale posizione di stop sia attiva.



Modalità operativa SINGLE (corsa singola)

- Scegliere la modalità operativa **SINGLE**.

Dopo aver avviato il procedimento di taglio, viene effettuato un solo taglio. A questo punto il campione si ferma automaticamente alla posizione finale impostata della corsa verticale.



Nel taglio motorizzato, il procedimento di taglio può essere avviato e fermato oltre che con **RUN/STOP** e **ENABLE** anche con l'interruttore a pedale (accessorio opzionale). Vedi [Capitolo 5. Utilizzo interruttore a pedale](#).



Modalità operativa STEP (corsa ad impulsi)

- Scegliere la modalità operativa **STEP**.

Dopo aver avviato il procedimento di taglio, il campione si muove finché si tengono premuti i tasti o l'interruttore a pedale.

Rilasciando i tasti o l'interruttore a pedale, il campione si ferma immediatamente.



5. Uso

Modalità operativa PROG – programmazione



L'RM2265 offre la possibilità di definire per ogni modalità (sgrossamento, taglio) un programma.

Per ambedue i programmi, è possibile selezionare il numero dei tagli nel campo 1 - 100. Il dispositivo di taglio si comporta esattamente come nella modalità operativa **CONT**.




- Scegliere con **CUT MODE** la modalità operativa **PROG**. Sul display a quattro cifre dello strumento viene visualizzata la modalità programmazione tramite una "P" seguita dal numero dei tagli preimpostati, i LED della somma degli spessori dei tagli e la posizione di stop si spengono.



Immissione di un programma

- Scegliere con **TRIM/SECT** la modalità desiderata.
- L'introduzione del numero di tagli desiderato nel programma avviene tramite i tasti - del quadro di comando. La pressione del tasto aumenta il numero di tagli di 1, mentre la pressione del lo riduce dello stesso valore. I valori vengono visualizzati immediatamente sul display a quattro cifre dello strumento. Il numero massimo di tagli programmabile è pari a 100.

Esecuzione di un programma

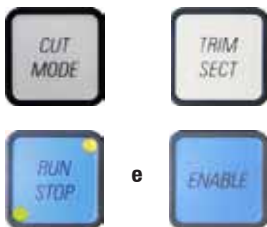

- Scegliere con **CUT MODE** la modalità programmazione e con **TRIM/SECT** la modalità di taglio (sgrossamento, taglio). Sul display viene visualizzato il numero di tagli per il programma.
- Per avviare il programma, premere contemporaneamente **RUN/STOP** e **ENABLE**.

Se un programma di taglio viene interrotto senza aver abbandonato la modalità operativa PROG, il programma viene proseguito dal punto in cui esso era stato interrotto.

Se un programma di taglio viene fermato anzitempo e si abbandona la modalità operativa di taglio PROG (ad esempio per modificare lo spessore di taglio), il contatore dei passi del programma si perde.

Indicatore del percorso residuo

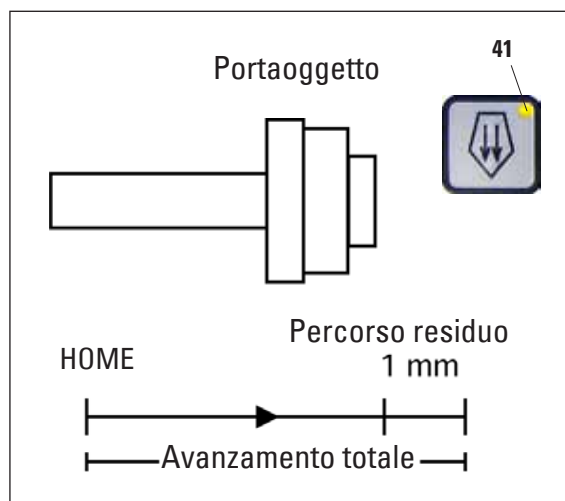


Fig. 19

L'indicatore ottico ed acustico del percorso residuo informa l'utente, durante la sgrossatura e il taglio, che prima della posizione finale anteriore è ancora disponibile un percorso di avanzamento di 1 mm.

Il LED giallo (41) nel tasto di **AVANZAMENTO VELOCE** si accende dall'inizio del percorso residuo. Viene emesso anche un segnale acustico che dura 2 secondi circa.

Il procedimento di taglio viene interrotto ed il portaoggetto si ferma nella posizione finale superiore. Da questo punto rimane ancora un percorso residuo di 1 mm circa.

Nel campo del percorso residuo, non è più possibile un avanzamento dell'oggetto verso la lama tramite i tasti di avanzamento macrometrico.



e



- Riavviare il taglio motorizzato.

Il LED giallo (41) del tasto **AVANZAMENTO VELOCE** si accende.

- Al raggiungimento della posizione finale anteriore, il procedimento di taglio viene fermato automaticamente.
- Ad un nuovo avvio, non si ha più un avvicinamento.



oppure



- Per continuare a lavorare, spostare il campione azionando il corrispondente tasto di avanzamento macrometrico nella posizione finale posteriore (**HOME**) e proseguire con il taglio




A tale scopo si DEVE commutare con TRIM/SECT nella modalità di sgrossatura, in caso contrario l'utilizzo dell'avanzamento macrometrico non sarà possibile.

Se all'accensione dello strumento il portaoggetto si trova già nel campo del percorso residuo, dopo la visualizzazione della versione del software si sentirà un segnale acustico aggiuntivo.

- Per continuare a lavorare, è necessario spostare il campione un po' all'indietro tramite i tasti di avanzamento macrometrico (impostare la modalità di sgrossatura!).
- Nel campo di spostamento residuo, la funzione **STEP** non è attiva.

Interruttore a pedale (accessorio opzionale)

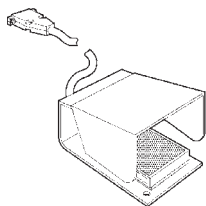

Con l'interruttore a pedale è possibile comandare il procedimento di taglio. Esso dispone inoltre di una funzione simile ad uno spegnimento d'emergenza.



Attenzione!

Tutte le funzioni del quadro di comando e tutti i tasti dello strumento continuano ad essere attivi parallelamente all'interruttore a pedale.

- Scegliere con il tasto **CUT MODE** la modalità operativa desiderata **CONT**, **SINGLE** o **STEP** sul quadro di comando (Fig. 18).



Modalità operativa **CONT** (corsa continua)

- Per avviare il procedimento di taglio, premere una sola volta brevemente l'interruttore a pedale.



Se l'interruttore a pedale in questo caso rimane premuto per più di mezzo secondo, il campione si ferma alla prossima posizione finale superiore.

- Per fermare, premere nuovamente l'interruttore a pedale. Il campione si ferma a questo punto nella prossima posizione finale impostata.



Modalità operativa **SINGLE** (corsa singola)

- Per avviare il procedimento di taglio, premere una sola volta brevemente l'interruttore a pedale. Dopo ogni passo, il campione si ferma automaticamente alla prossima posizione finale impostata (up o lo).



Modalità operativa **STEP** (corsa ad impulsi)

- Per avviare il procedimento di taglio, premere l'interruttore a pedale. Il campione continua a spostarsi per il tempo in cui l'interruttore a pedale rimane premuto.
- Se si rilascia l'interruttore a pedale, il campione rimane nella posizione raggiunta.

Attivazione della funzione di spegnimento di emergenza

- Per attivare la funzione di spegnimento d'emergenza, premere a fondo l'interruttore a pedale. In tal modo, il procedimento di taglio viene interrotto immediatamente.

Il LED rosso del campo **E-STOP** dello strumento (Fig. 14) si accende per il tempo in cui l'interruttore a pedale rimane premuto.

- Per proseguire il procedimento di taglio riavviare con l'interruttore a pedale. Viene conservata la modalità operativa precedentemente utilizzata.



Alloggiamento portacampione orientabile



Nel dispositivo di bloccaggio rapido dell'alloggiamento portacampione, è possibile utilizzare (inseriti) tutti i morsetti portacampione disponibili.

L'orientamento dell'oggetto consente di correggere in modo semplice la posizione della superficie del campione mentre questo è bloccato.

L'alloggiamento portacampione orientabile può essere sostituito con un supporto non orientabile (accessorio opzionale).

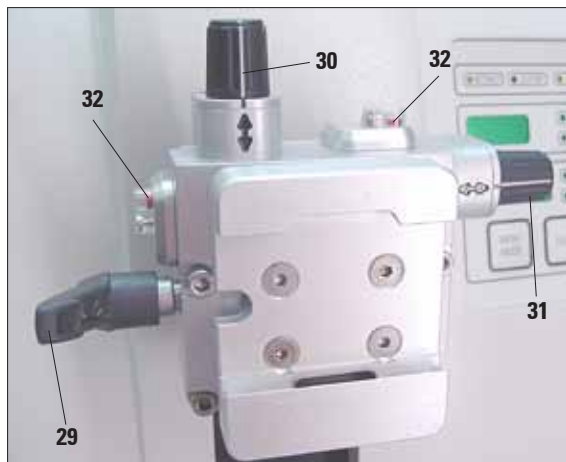


Fig. 20

Visualizzazione della posizione zero

Per una migliore visualizzazione della posizione zero, l'orientamento dispone di due indicatori rossi (32).

Quando ambedue gli indicatori sono visibili e contemporaneamente ambedue le viti di regolazione (30, 31) sono in posizione zero (punto di arresto, contrassegno bianco su "↕"), allora il campione è in posizione zero.



Utilizzando il morsetto portacampione standard grande (50x55 mm), non è possibile utilizzare completamente l'orientamento del campione di 8° in direzione nord-sud. In questo caso, l'angolo utile è di soli circa 4°.

Orientamento del campione



**Un orientamento del campione non va effettuato nella fase di retrazione!
Prima del taglio successivo, viene alimentato un avanzamento al valore di retrazione PIÙ lo spessore di taglio impostato.
In questa fase vi è pericolo che campione e lama vengano danneggiati!**

- Portare il portaoggetto nella posizione finale superiore ed attivare il bloccaggio del volano.
- Per allentare il blocco, ruotare la leva eccentrica (29) in avanti.
- Con la vite di regolazione (30), orientare il campione in direzione nord-sud, con la vite di regolazione (31) orientare il campione in direzione est-ovest.

Per ogni rotazione della vite il campione si inclina di 2°. Complessivamente in ogni direzione sono possibili 4 rotazioni = 8°. La precisione è pari a circa $\pm 0,5^\circ$.

Per una migliore stima, sull'impugnatura è riportato un contrassegno bianco ed un punto di arresto percettibile durante la rotazione.

- Per il fissaggio dell'orientamento ruotare la leva eccentrica (29) all'indietro.



Fig. 21



Fig. 22

Regolazione fine della compensazione delle forze

Nel caso in cui nel portaoggetto (33) venga montato un altro accessorio di peso diverso, è necessario controllare se sia opportuno tarare nuovamente la compensazione delle forze.

Controllo della corretta impostazione:

- Montare il nuovo accessorio e bloccare il campione
- Ruotando il volano, posizionare il portaoggetto a mezza altezza della corsa verticale (Fig. 21).

Se il portaoggetto resta esattamente in questa posizione, l'impostazione è corretta.

Se il portaoggetto si sposta (sale o scende), è allora necessaria una taratura.



Se la compensazione delle forze non viene tarata, ciò può avere come conseguenza delle lesioni durante il lavoro.

La regolazione avviene con la vite (34) alla quale si può accedere, dopo la rimozione della vaschetta di raccolta sezioni di scarto, sul lato inferiore del basamento del microtomo. Usare per la regolazione la chiave esagonale a brugola fornita da 5 (con impugnatura!).

- Se il portaoggetto si sposta **verso il basso**, ruotare allora la vite di circa $\frac{1}{2}$ giro **in senso orario**.
- Se il portaoggetto si sposta **verso l'alto**, ruotare allora la vite (34) di circa $\frac{1}{2}$ giro **in senso antiorario**.
- Ripetere questo procedimento fino a quando il portaoggetto dopo il rilascio non si sposta più.

5.2 Inserimento del portalama

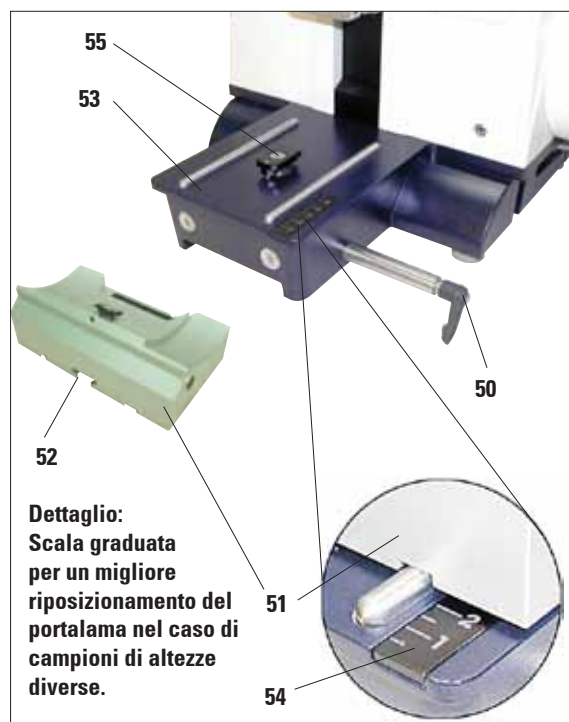


Fig. 23

Montaggio della base portalama

- Ruotare la leva di serraggio (50) in senso antiorario per allentare.
- Inserire la base portalama (51) con la scanalatura (52) sul fondo sull'elemento a T (55) del basamento del microtomo (53).
- Ruotare la leva di serraggio (50) in senso orario per bloccare la base portalama.

La base del portalama (51) può essere spostata in avanti ed all'indietro sul basamento del microtomo. Ciò consente di avvicinare in modo ottimale il portalama nella posizione per il taglio del campione.

Sul lato destro del basamento del microtomo si trova una scala graduata (54). In tal modo, è possibile portare il portalama in modo più veloce e facile nella posizione giusta verso il campione, nel caso in cui si dovessero usare diverse combinazioni di campioni standard e portacampioni. Il bordo posteriore della base del portalama (51) serve quale riferimento per la scala.

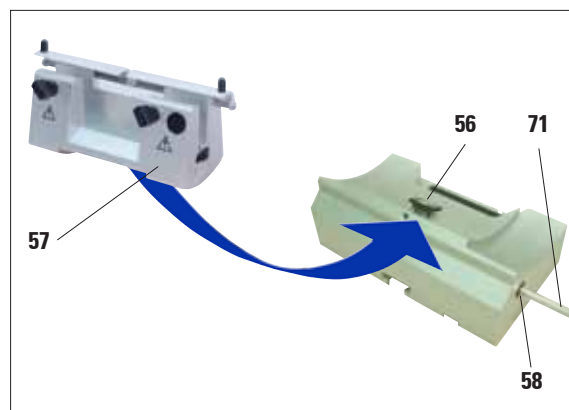


Fig. 24

Inserimento del portalama

- Svitare la vite (58) con la chiave esagonale a brugola da 4 (di corredo).
- Montare il portalama (57) con la scanalatura sul lato inferiore sull'elemento a T (56) della base del portalama (51).
- Per bloccare, stringere di nuovo a fondo la vite (58).

5.3 Inserimento del morsetto standard

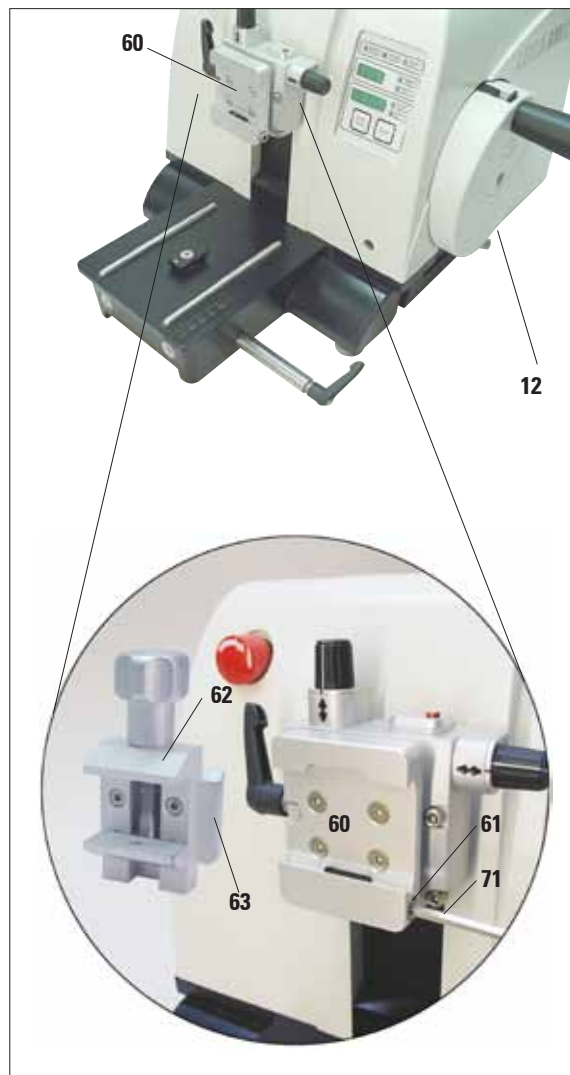


Fig. 25

L'alloggiamento portacampione è disponibile in due versioni, con e senza orientamento dell'oggetto, che possono essere sostituiti fra loro.

L'orientamento dell'oggetto consente di correggere in modo semplice la posizione della superficie del campione mentre questo è bloccato.

Nell'alloggiamento portacampione (60) possono essere inseriti tutti i morsetti portacampione disponibili come accessori (vedi [Capitolo 6 "Accessori opzionali"](#)).

A tale scopo effettuare le seguenti operazioni:

- Portare l'alloggiamento portacampione (60) nella posizione finale superiore ruotando il volano (12) ed attivare il blocco del volano.
- Per allentare il blocco, ruotare la vite (61) con una chiave esagonale a brugola da 4 (71) in senso antiorario.
- Spostare la guida (63) del morsetto standard (62) da sinistra nell'alloggiamento portacampione (60) fine fondo.
- Per bloccare il morsetto portacampione, stringere a fondo la vite (61) con la chiave esagonale a brugola da 4 (71) in senso orario.

5.4 Impostazione dell'angolo di spoglia

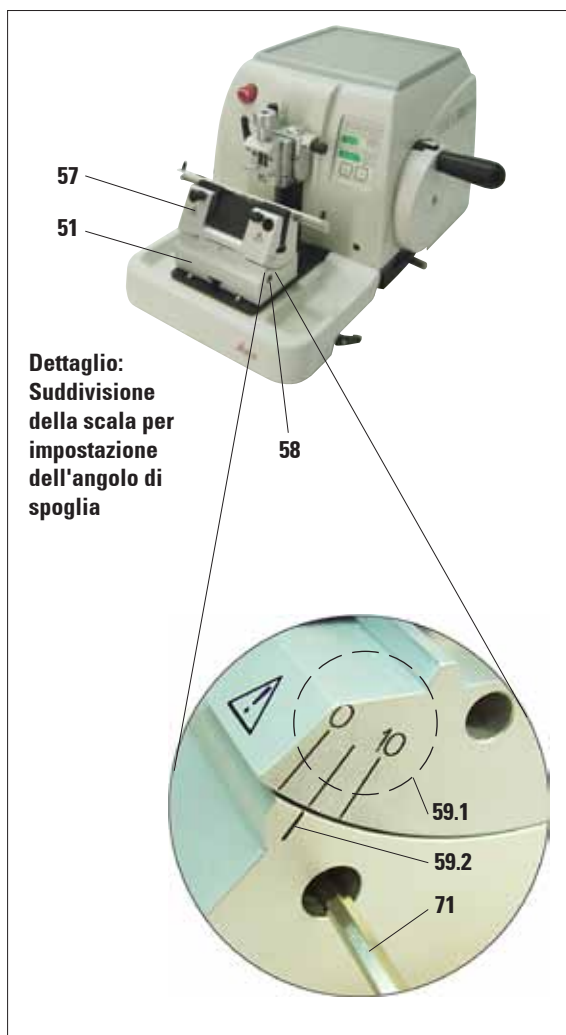


Fig. 26

- Le linee di posizione (0°, 5° e 10°) per l'impostazione dell'angolo di spoglia posteriore (59.1) si trovano sul lato destro del portalama (57).
- Sul lato destro della base portalama (51) si trova infatti una linea di posizione (59.2) come punto di riferimento per l'impostazione dell'angolo di spoglia posteriore.
- Allentare la vite (58) con la chiave esagonale a brugola da 4 (71), in modo che il portalama (57) si sposti.
- Spostare il portalama in base alle tacche di posizione, finché la tacca di posizione per l'impostazione desiderata non si trova sul punto di riferimento della base del portalama.
Esempio:
Il dettaglio della Fig. mostra un angolo di spoglia posteriore di 5°.



L'impostazione consigliata per l'angolo di spoglia posteriore per il portalama E è intorno a 5°.

- Trattenere il portalama in questa posizione e restringere la vite (58) per bloccare.

5. Uso

5.5 Bloccaggio del campione



Fissare sempre prima il campione e POI la lametta.
Prima di qualsiasi manipolazione della lama/lametta e del campione, prima di ogni sostituzione del campione e nelle pause di lavoro, il volano deve essere bloccato e il filo della lama coperto con la protezione salvadita!

- Portare il morsetto portacampione nella posizione più in alto ruotando il volano.
- Per attivare il blocco del volano, far agganciare quest'ultimo ed attivare il freno.
- Inserire il campione nel morsetto portacampione.



L'inserimento del campione nei diversi morsetti bloccacampione e portacampioni è esaurientemente descritto nel [capitolo 6 "Accessori opzionali"](#).

5.6 Bloccaggio della lama e della lametta monouso



Fare attenzione quando si lavora con le lame del microtomo e con le lamette monouso.
La lama è estremamente affilata e può provocare lesioni gravi!

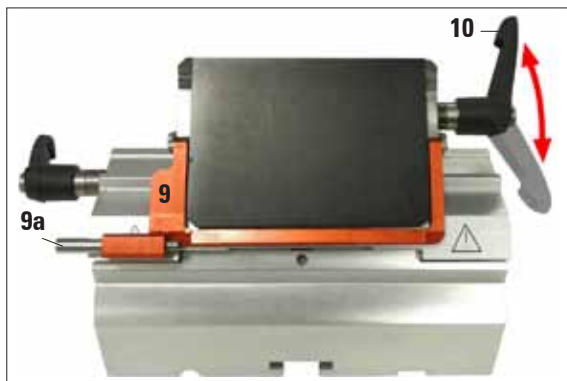


Fig. 27

- Abbassare la staffa della protezione salvadita (9).
- Per inserire la lametta, ribaltare la leva di serraggio destra (10) verso il basso in avanti.

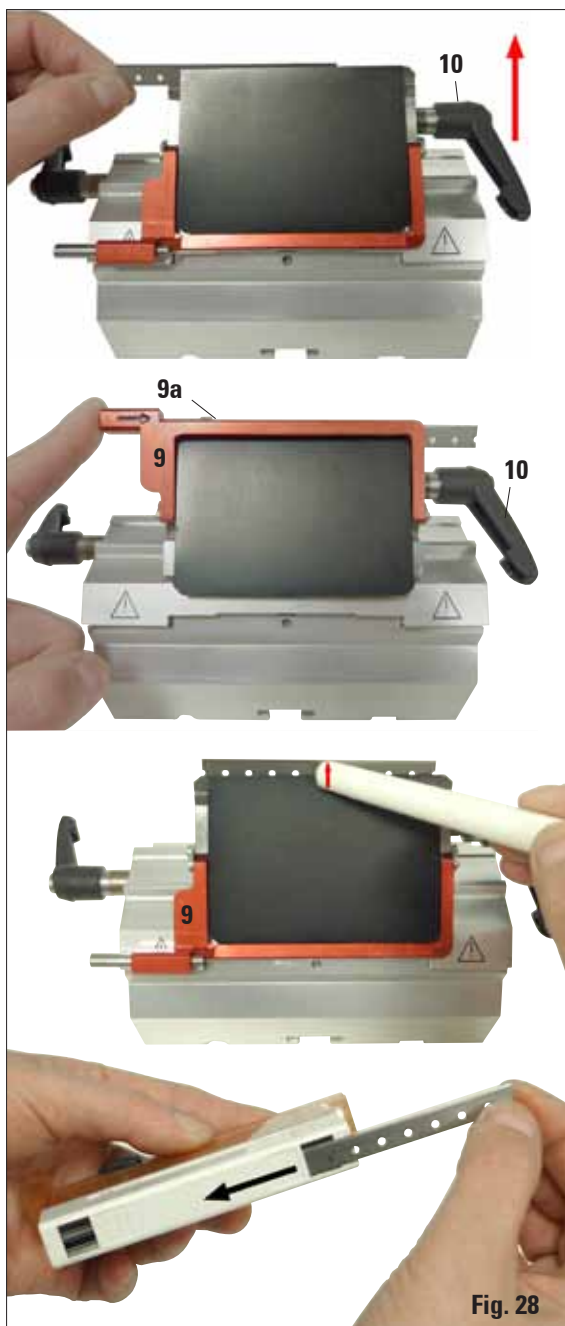


Fig. 28

- Inserire con cautela la lametta, dall'alto o lateralmente. Nel farlo, prestare attenzione affinché la lametta si trovi al centro e sia esattamente parallela al bordo superiore della piastra a pressione.
- Per bloccare la lametta, ribaltare la leva di serraggio (10) in senso orario verso l'alto.
- Per prelevare la lametta, ribaltare la leva di serraggio (10) in senso antiorario verso il basso.

L'ausilio di espulsione (9a) permette una sostituzione sicura della lametta.



Per espellere la lametta, occorre utilizzare l'apposito ausilio di espulsione!

- La lametta può essere prelevata anche utilizzando l'apposito pennello con magnete. A tale scopo, ribaltare la leva di serraggio (10) in senso antiorario verso il basso. Ribaltare verso il basso anche la protezione salvadita (9). Condurre il pennello con magnete sulla lametta ed estrarre verso l'alto.

Una volta prelevata la lametta dal portalametta, questa andrà smaltita nell'apposito dispenser (lato inferiore, vedi Fig.).

5. Uso

5.7 Sgrossamento del campione

5.7.1 Sgrossamento con funzionamento manuale



- Scegliere con il tasto **TRIM/SECT** la modalità di sgrossatura.
- Impostare lo spessore di sgrossatura desiderato.
- Disattivare il blocco del volano ed allentare il freno.
- Far avanzare il campione con i tasti di movimento macrometrico in modalità **TRIM** (Sgrossatura) sulla lama/lametta.
- Sgrossare il campione ruotando il volano oppure
- Scegliere con il tasto **CUT MODE** la modalità operativa **ROCK** e sgrossare il campione con movimenti in avanti e indietro del volano.
- Terminare la procedura di sgrossatura al raggiungimento del piano del campione desiderato.



Durante i tagli rapidi, non inserire le dita fra campione e lama. Il volano, proseguendo a ruotare anche una volta rilasciato, può causare lesioni!

5.7.2 Sgrossamento con funzionamento motorizzato



Nel funzionamento motorizzato, l'impugnatura del volano deve essere sempre centrata.

- Scegliere con il tasto **TRIM/SECT** la modalità di sgrossatura.
- Impostare lo spessore di sgrossatura desiderato.
- Se necessario, impostare una finestra di taglio.



Impostare la velocità di taglio adattandola sempre alla durezza del campione! Usare per campioni duri sempre una velocità bassa.

- Impostare con la manopola una velocità di taglio adatta.
- Scegliere con il tasto **CUT MODE** la modalità operativa **CONT** (corsa continua).
- Disattivare il blocco del volano ed allentare il freno.
- Avviare il taglio motorizzato e sgrossare il campione.
- Terminare la procedura di sgrossatura al raggiungimento del piano del campione desiderato.

5.8 Sezionamento



Per il sezionamento, bisognerebbe utilizzare sempre un punto del filo della lama diverso da quello utilizzato per la sgrossatura. A tale scopo, spostare il coltello o il coltello nel portalama. Utilizzando il portalama E con spostamento laterale, è sufficiente spostare lateralmente il portalama.



- Centrare l'impugnatura del volano.
- Scegliere con il tasto **TRIM/SECT** la modalità di taglio.
- Impostare lo spessore di taglio desiderato o controllare il valore impostato.
- Scegliere a seconda dell'operazione desiderata con il tasto **CUT MODE** una delle modalità di taglio motorizzate **CONT**, **SINGLE** o **STEP**.



Ruotare il volano uniformemente in senso orario poiché, in caso contrario, il freno non funziona correttamente.



Impostare la velocità di taglio adattandola sempre alla durezza del campione! Usare per campioni duri sempre una velocità bassa.

- Controllare l'impostazione della velocità di taglio ed impostare una velocità adatta.
- Avviare il procedimento di taglio motorizzato.
- Rimuovere le sezioni e prepararle.

5.9 Cambio del campione o interruzione del lavoro



Prima di qualsiasi manipolazione del coltello e del portaoggetto, prima di ogni sostituzione del campione e nelle pause di lavoro, il volano deve essere bloccato e il filo della lama coperto con la protezione salvadita!

- Portare il campione nella posizione finale superiore ed attivare il bloccaggio meccanico del volano.
- Coprire il filo con il salvadita.
- Togliere il campione dal morsetto portacampione e inserire eventualmente un nuovo campione.
- Prima di sgrossare un nuovo campione, riportare il portaoggetto nella posizione finale posteriore.



6. Accessori opzionali

6.1 Montaggio dell'alloggiamento portacampione



Con lo strumento base viene fornito, a seconda dell'ordinazione, un alloggiamento portacampione orientabile o rigido che deve essere prima montato. In entrambi gli alloggiamenti portacampione è possibile inserire tutti i morsetti portacampione disponibili come accessori.
Prima del montaggio dell'alloggiamento portacampione attivare il blocco meccanico del volano!

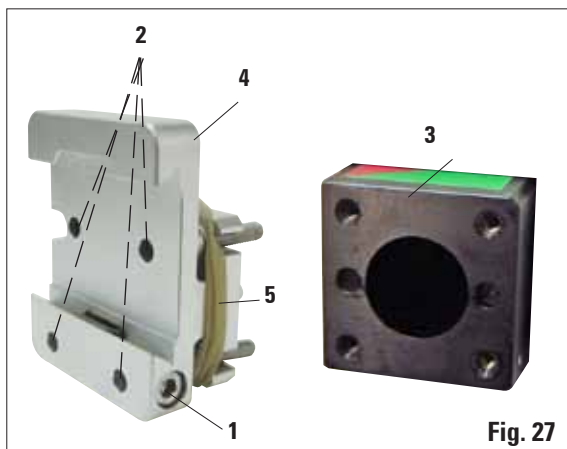


Fig. 27

6.1.1 Alloggiamento portacampione rigido

- Avvitare l'alloggiamento portacampione rigido (4) sul portaoggetto (3): rimuovere la vite (1), quindi innestare l'alloggiamento portacampione (4) dal davanti sul portaoggetto (3) e avvitare a fondo le viti (2) con la chiave esagonale a brugola da 3. A questo punto innestare la vite (1) lateralmente e serrarla brevemente con la chiave esagonale a brugola da 4.



Rimuovere l'anello in gomma non prima del montaggio sul portaoggetto!

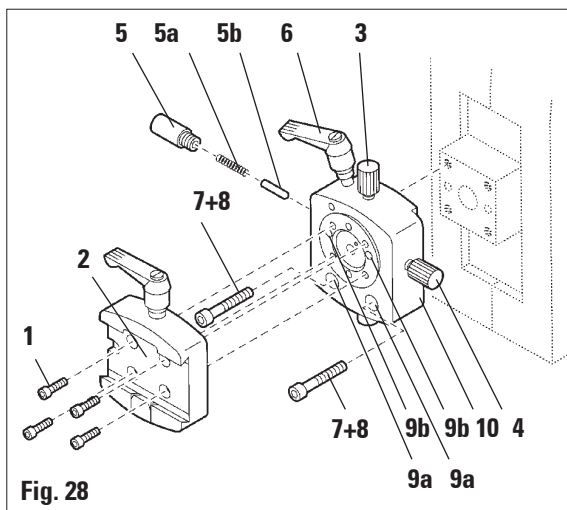



Fig. 28

6.1.2 Alloggiamento portacampione orientabile

- Per allentare, ruotare il perno eccentrico (6) in senso antiorario.
- Svitare completamente il perno a pressione (5) con un cacciavite ad intaglio ed estrarlo con molla (5a) e spina (5b).
- Svitare completamente le viti di regolazione (3) e (4).
- Montare l'alloggiamento portacampione come mostrato.
- Inserire le viti (7+8) nel foro (2 viti (8) sono accessibili attraverso il foro (9a)) ed avvitarle con la chiave esagonale a brugola da 3 in modo uniforme.
- Inserire la molla (5a) e la spina (5b) con il lato piatto nel perno a pressione (5). Avvitare a fondo il perno a pressione con un cacciavite ad intaglio.
- Serrare nuovamente le viti di regolazione (3+4).

6.1.3 Alloggiamento portacampione ad orientamento fine

- Prima di montare l'alloggiamento portacampione ad orientamento fine, allentare 4 viti (10) (chiave esagonale a brugola da 3) e rimuovere con attenzione l'alloggiamento portacampione dalla piastra base (9).

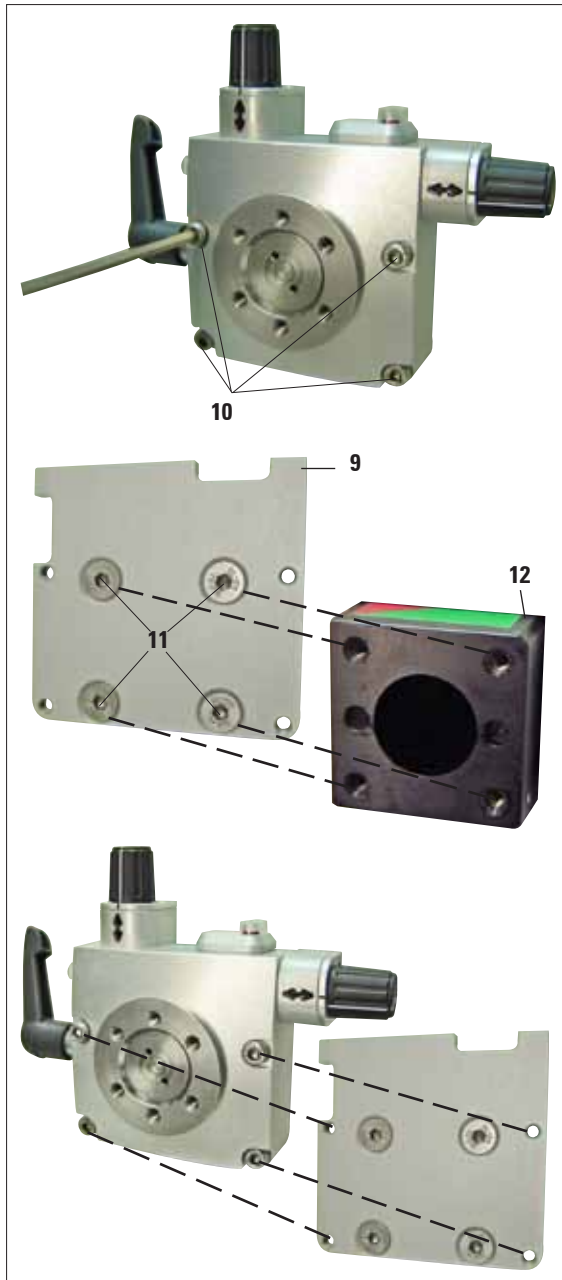

- Con le 4 viti fornite (11) e la chiave esagonale a brugola da 3, avvitare a fondo la piastra base sul portaoggetto (12).

- Avvitare adesso l'alloggiamento portacampione ad orientamento fine con le 4 viti (10) e la chiave esagonale a brugola da 3 sul portaoggetto.



Se l'alloggiamento portacampione ad orientamento fine non viene utilizzato, conservare la piastra base e le 4 viti (11) insieme all'alloggiamento portacampione ad orientamento fine!

Fig. 29

6. Accessori opzionali

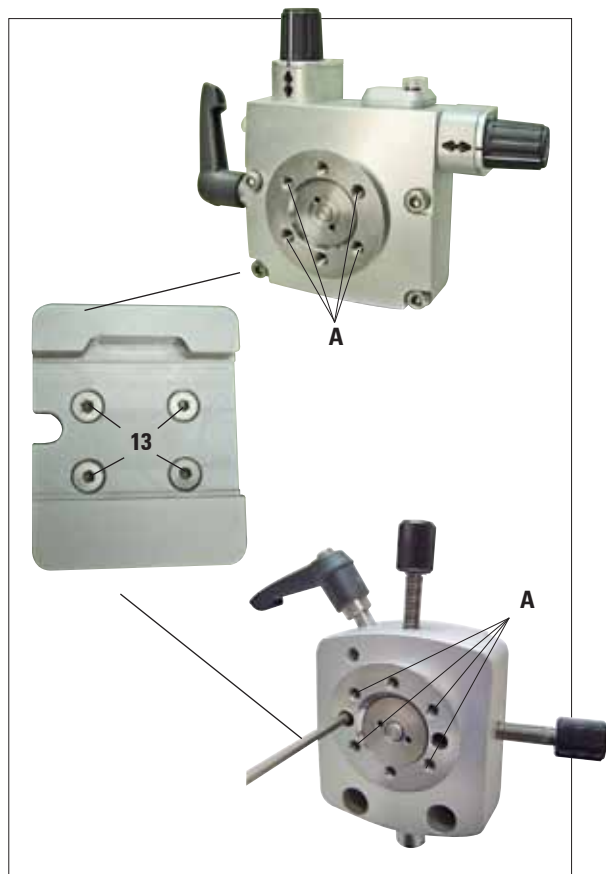


Fig. 30

6.1.4 Sistema di bloccaggio rapido

Viene utilizzato come portacampione assieme all'alloggiamento portacampione ad orientamento fine con indicatori del punto zero o dell'alloggiamento portacampione orientabile.

- Avvitare le 4 viti (13) con la chiave esagonale a brugola da 2,5 nel foro **A** e stringerle a fondo.

6.1.5 Morsetto Super Mega

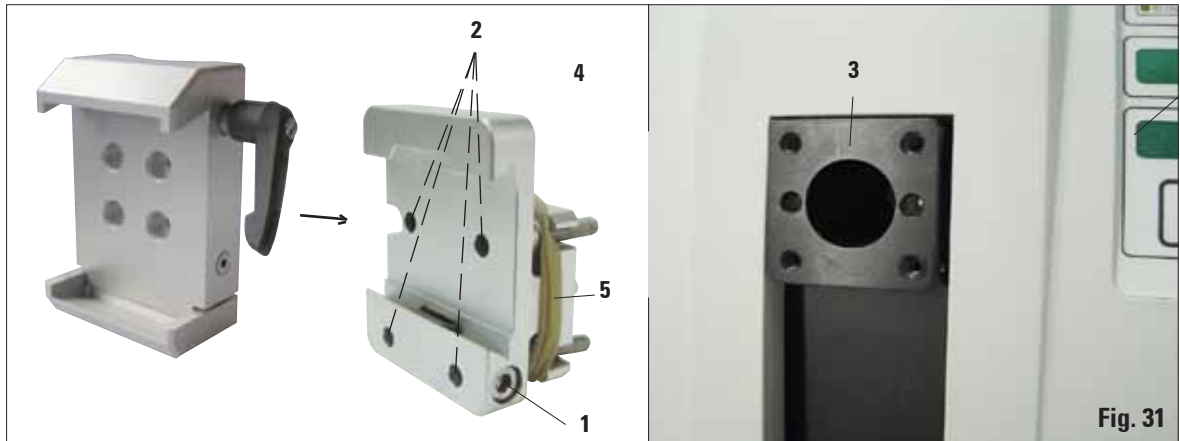


Fig. 31

Montaggio del morsetto Super Mega

Il morsetto Super Mega dovrebbe essere usato preferibilmente con l'alloggiamento portacampione rigido.

A tale scopo effettuare le seguenti operazioni:



Rimuovere l'anello in gomma (5) non prima del montaggio sul portaoggetto!

- Avvitare l'alloggiamento portacampione rigido (4) sul portaoggetto (3): rimuovere la vite (1), quindi innestare l'alloggiamento portacampione (4) dal davanti sul portaoggetto (3) e avvitare a fondo le viti (2) con la chiave esagonale a brugola da 3.

A questo punto innestare la vite (1) lateralmente e serrarla brevemente con la chiave esagonale a brugola da 4.

- Inserire il morsetto Super Mega lateralmente da sinistra nella guida a coda di rondine dell'alloggiamento portacampione rigido, ora serrare la vite (1).



**Se l'alloggiamento portacampione orientabile viene utilizzato con la base rigida del portalama, l'orientamento deve essere in posizione "0" e il coperchio per l'illuminazione sottoplancia deve essere rimosso. (In caso di non osservanza collisione!)
Non usare MAI il morsetto Super Mega con l'illuminazione sottoplancia!**

6. Accessori opzionali

6.2 Morsetti portacampione e inserti



Tutti i morsetti portacampione disponibili come accessori possono essere inseriti sia nell'alloggiamento portacampione orientabile sia in quello non orientabile.

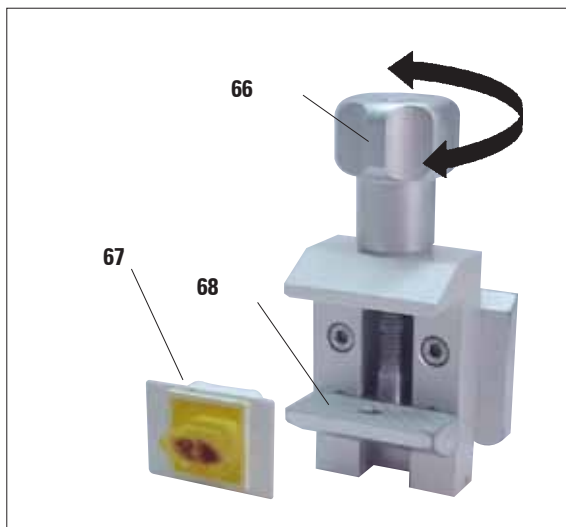


Fig. 32

6.2.1 Morsetto portacampione standard

Il morsetto portacampione standard è disponibile in due misure: 40 x 40 mm e 50 x 55 mm.

Il morsetto serve per il bloccaggio diretto di blocchi di campioni rettangolari, e funge da supporto per i morsetti per pellicola.

- Ruotare la vite zigrinata (66) in senso antiorario ed abbassare la ganasce mobile inferiore (68).
- Inserire il campione (67) nel punto prescelto.
- Ruotare la vite zigrinata (66) in senso orario e alzare la ganasce inferiore fino a bloccare saldamente il campione.



Durante il serraggio delle cassette, assicurarsi che non vengano serrate eccessivamente, perché i corpi si possono piegare, si possono verificare tagli troppo spessi/sottili o l'intero campione può cadere o venire danneggiato.

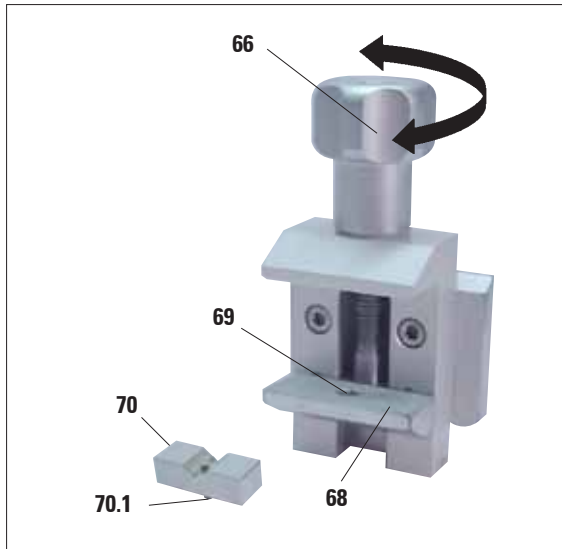


Fig. 33

6.2.2 Insetto prismatico

L'insetto prismatico (**70**) viene inserito nella ganasce mobile inferiore del morsetto portacampione standard.

La sua funzione è il bloccaggio di campioni rotondi.

- Ruotare la vite zigrinata (**66**) in senso antiorario ed abbassare la ganasce mobile inferiore (**68**).
- Inserire il perno (**70.1**) dell'insetto prismatico (**70**) nella perforazione (**69**) della ganasce inferiore (**68**).
- Inserire il campione nel punto prescelto.
- Ruotare la vite zigrinata (**66**) in senso orario ed alzare la ganasce inferiore con l'insetto prismatico fino a bloccare saldamente il campione.

6. Accessori opzionali

6.2.3 Fermapellicola, tipo 1

Il fermapellicola tipo 1 è adatto a pellicole molto piccole e sottili e campioni piatti e spigolosi. Il morsetto viene inserito nel morsetto portacampione standard.

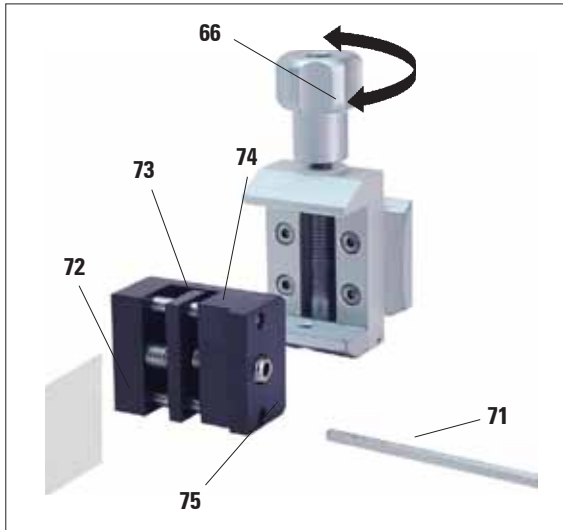


Fig. 34

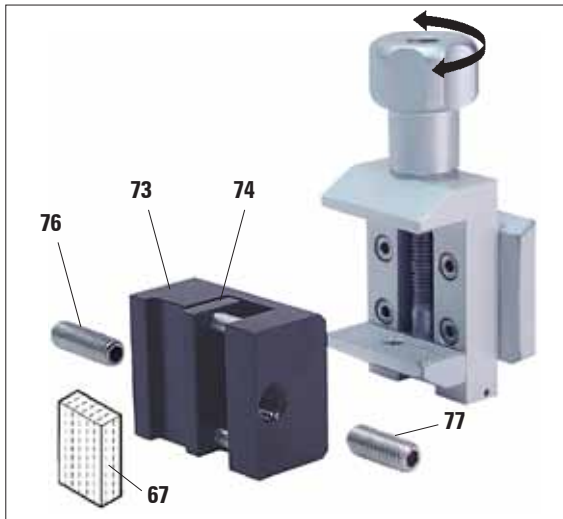


Fig. 35

Bloccaggio di pellicole

- Spostare la ganascia mobile (74) ruotando la spina filettata con una chiave esagonale a brugola da 4 (71) verso destra.
- Inserire la pellicola (72) tra la ganascia mobile (74) e la ganascia fissa (73).
- Per bloccare la pellicola, ruotare la ganascia mobile (74) con la chiave esagonale a brugola contro la ganascia fissa (73).
- Inserire il fermapellicola (75) nel punto raffigurato all'interno del morsetto portacampione standard.
- Ruotare la vite zigrinata (66) in senso orario fino a bloccare saldamente il fermapellicola.

Bloccaggio di campioni piatti e spigolosi

Per campioni spigolosi, si inserisce la vite filettata più corta (77) invece di quella più lunga (76).

- Svitare la spina filettata più lunga (76) con la chiave esagonale a brugola da 4 (71) verso sinistra.
- Avvitare la spina filettata più corta (77) nel foro.
- Inserire il campione (67) tra la ganascia mobile (74) e la ganascia fissa (73).
- Per bloccare il campione, spingere la ganascia mobile (74) avvitando la spina filettata (77) contro la ganascia fissa (73).
- Inserire il fermapellicola nel punto raffigurato all'interno del morsetto portacampione standard.
- Ruotare la vite zigrinata (66) in senso orario fino a bloccare saldamente il fermapellicola.

6.2.4 Morsetto universale

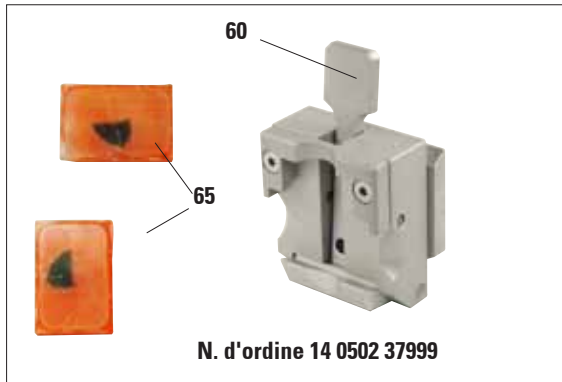


Fig. 36



Prima del sezionamento, il personale del laboratorio DEVE assicurarsi che la cassetta sia regolarmente e saldamente in sede nel morsetto universale.

- Tirare la leva (60) in avanti.
- Inserire la cassetta (65) orizzontalmente o verticalmente.
- Per bloccare la cassetta, rilasciare la leva (60).



Nel morsetti universali è possibile serrare sia in senso orizzontale che verticale cassette Leica / Surgipath con misure minime da 39,8 x 28 mm e massime da 40,9 x 28,8 mm.

Se si utilizzano altre cassette, in particolare a parete sottile, le cassette possono venire deformate o possono verificarsi altri problemi di serraggio. Se durante il serraggio della cassetta, l'utente si accorge che questa non è bloccata stabilmente, deve utilizzare un fermaoggetto alternativo.

Se si utilizzano cassette con coperchio applicato, dopo averlo rimosso, è necessario assicurarsi che la linea di rottura non comprometta il serraggio stabile del campione; all'occorrenza serrare quest'ultimo in senso orizzontale.

Prima di serrare la cassetta nel morsetto universale, rimuovere la paraffina in eccesso presente sul lato esterno della cassetta, in modo da garantirne un bloccaggio stabile.

La paraffina aderente al lato esterno della cassetta può causare l'imbrattamento del morsetto universale. L'imbrattamento compromette il serraggio stabile della cassetta e può portare a tagli troppo spessi/sottili, vibrazioni all'interno della sezione e, nel caso peggiore, danneggiare il campione. Prima del sezionamento, l'utente deve controllare che il campione sia bloccato stabilmente e, all'occorrenza, rimuovere la paraffina aderente al morsetto universale secondo quanto prescritto nel [Capitolo 8.1 "Pulizia e manutenzione - morsetto universale"](#).

6. Accessori opzionali

6.2.5 Portacampione rotondo



Il portacampione rotondo serve all'alloggiamento di oggetti rotondi.
Sono disponibili inserti per campioni rotondi aventi un diametro di 6, 15 e 25 mm.

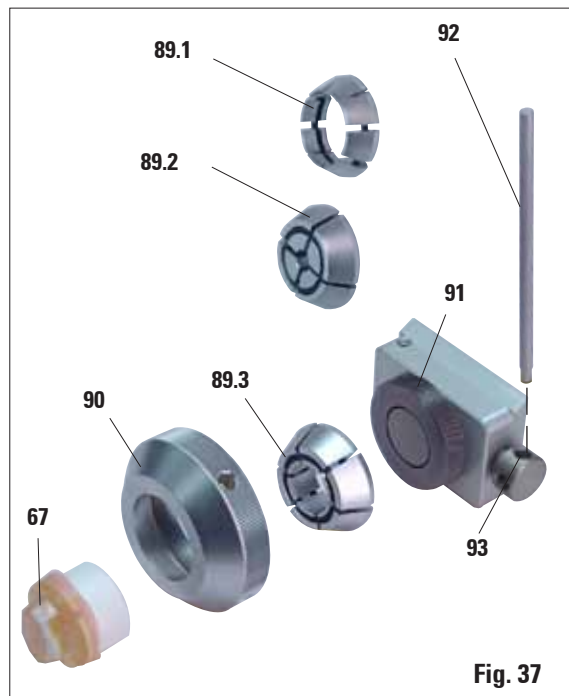


Fig. 37

- Per l'inserimento dei relativi inserti (**89.1-3**), rimuovere la ghiera (**90**) ruotandola in senso antiorario.
- Inserire l'inserto necessario nella ghiera (**90**) ed avvitare questa elastico ruotando in senso orario sulla filettatura (**91**).
- Inserire il campione (**67**) e per bloccarlo ruotare la ghiera (**90**) in senso orario.
- Per l'orientamento del campione bloccato, inserire l'asta (**92**) nel foro (**93**) e ruotarla in senso antiorario per allentare il blocco. Il campione può adesso essere ruotato in modo da avere il lato desiderato in alto.
- Per il fissaggio della posizione scelta, ruotare a fondo l'asta (**92**) in senso orario.

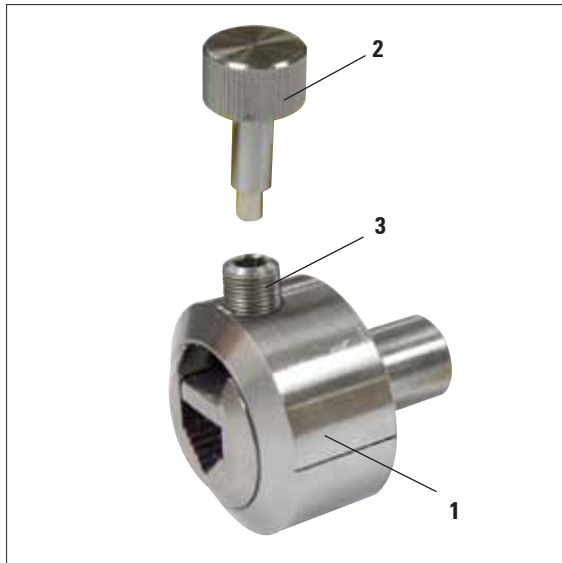


Fig. 38

6.2.6 Portapreparato

I portapreparato sono adatti in particolare a preparati piccoli. Sono disponibili in due versioni: Portapreparato EM piatti (Fig. 41, 4) e portapreparato EM universale (Fig. 40, 1).

Ambedue i portapreparato possono essere inseriti nell'arco di segmento o nel supporto dei portapreparato.

Blocco dei preparati

- Inserire la chiave speciale (2) nella vite di fissaggio (3) del portapreparato ed aprire le ganasce di quest'ultimo, ruotando la chiave speciale.
- Inserire il preparato.
- Bloccare il preparato ruotando la chiave speciale.

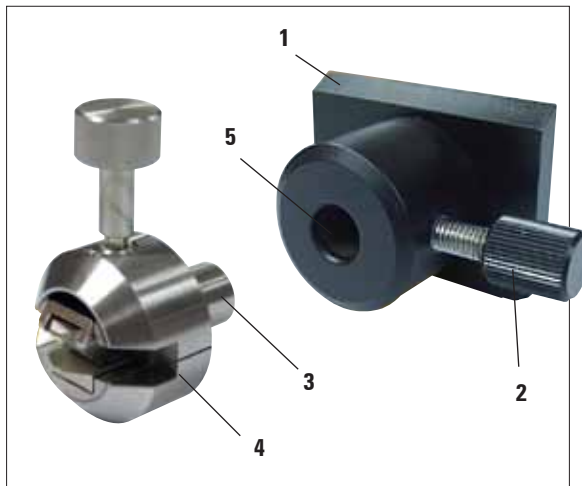


Fig. 39

6.2.7 Supporto del portapreparato

Il supporto del portapreparato (1) viene inserito nell'attacco a coda di rondine come un morsetto portacampione.

- Per aprire svitare la vite zigrinata (2) in senso antiorario.
- Inserire il perno (3) del portapreparato (4) nel foro (5).
- Per bloccare il portapreparato, ruotare in senso orario la vite zigrinata (2).



Utilizzando l'illuminazione sottopiancia, controllare che la vite di fissaggio sia rivolta verso l'alto.

6. Accessori opzionali

6.3 Base del portalama e portalama



Fig. 40

L'innesto delle impugnature di plastica di tutte le leve di bloccaggio dello strumento e dei portalama può essere cambiato nella posizione più comoda per l'utilizzatore.

A questo scopo, estrarre la maniglia (94), trattenerla in posizione e ruotarla nella posizione desiderata. Rilasciandola, la maniglia si blocca automaticamente.

6.3.1 Base portalama rigida



Fig. 41

Spostamento della base portalama

La base del portalama universale monoblocco (rigida) (51) può essere spostata in avanti ed all'indietro sul basamento del microtomo.

Questo spostamento Nord-Sud consente di avvicinare in modo ottimale il portalama nella posizione per il taglio del campione.

- Per allentare il bloccaggio, ruotare la leva di serraggio in senso antiorario (50) a destra del basamento del microtomo.
- Spingere in avanti o all'indietro la base portalama con il portalama.
- Per bloccare, ruotare la leva (50) in senso orario.


6.3.2 Portalama E/E-TC



Il portalama E-TC è adatto a lamette monouso TC-65 di metallo duro.



Prima di inserire la lametta, il portalama insieme alla base del portalama deve essere montato nello strumento!

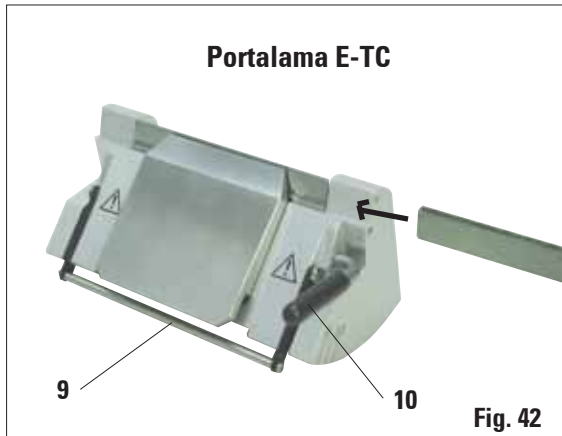


Inserimento della lametta, portalama E e E-TC

- Abbassare la staffa della protezione salvadita (9).
- Per inserire la lametta, ribaltare la leva di serraggio destra (10) verso il basso in avanti.
- Introdurre con cautela la lametta lateralmente. Nel farlo, prestare attenzione affinché la lametta sia esattamente parallela al bordo superiore della piastra a pressione.
- Per bloccare la lametta, ribaltare la leva di serraggio (10) verso l'alto.



Il portalama E è adatto alle lame a perdere (monouso) convenzionali di tutte le case produttrici. Esso esiste in due esecuzioni, per lame a profilo basso e lame a profilo alto. Il portalama offre uno spostamento laterale per poter sfruttare l'intera larghezza della lametta. Esso è inoltre dotato di un ausilio di espulsione della lama (9a).

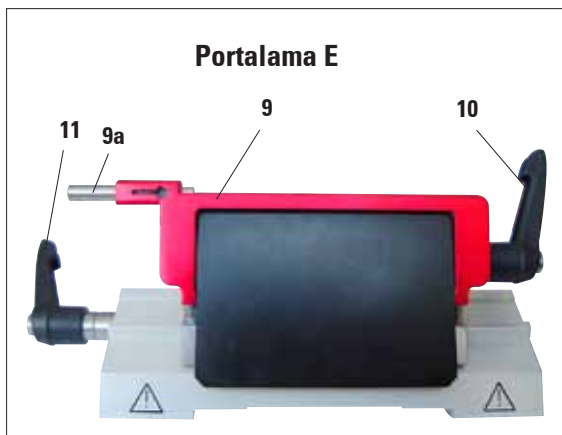

Le leve di serraggio del portalama non sono sostituibili. Le due leve di serraggio (10, 11) devono rimanere sempre nella posizione mostrata poiché in caso contrario in rari casi si possono avere anomalie di funzionamento del portalama.

Leva di serraggio per la lametta (10) a destra, leva di serraggio per lo spostamento laterale (11) a sinistra.

Fig. 43

6. Accessori opzionali

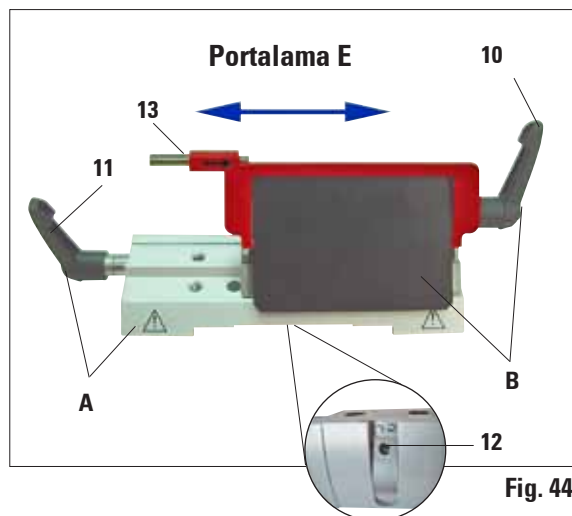


Fig. 44

Spostamento laterale (solo portalamina E)

La funzione di spostamento laterale consente di utilizzare il filo della lametta per tutta la sua lunghezza, senza dover modificare le impostazioni sul portalamina. Il portalamina E è composto dal segmento d'arco **A** (con leva **(11)**), e dall'unità di blocco **B** (con leva **(10)** e ausilio di espulsione **(13)**).

L'estrema posizione sinistra e destra e la posizione centrale vengono contrassegnate da un punto di arresto.

- Per allentare il blocco, ruotare la leva **(11)** a sinistra nel portalamina in avanti.
- Spostare lateralmente il portalamina.
- Per bloccare, ruotare la leva **(11)** all'indietro.

Avvertenza sul portalamina E

Il portalamina E è un importante elemento di precisione, la cui qualità e la cui esatta regolazione influenzano in modo decisivo la funzionalità complessiva del microtomo. Nel caso di anomalie di funzionamento o danni all'unità di blocco, è sempre necessaria una sostituzione dell'unità di blocco, inclusa la corrispondente leva di serraggio.

Leica Biosystems offre nel caso di danni all'unità di blocco dopo il trascorrere della garanzia, nuove unità di blocco a prezzo speciale.

In tal modo, è possibile garantire un funzionamento corretto dello strumento per molti anni.

Impostazione del serraggio dell'unità di blocco sul segmento d'arco

Per assicurare un risultato di taglio corretto, l'unità di blocco **B** deve essere bloccata in modo fisso sul segmento d'arco **A**.

Il serraggio avviene tramite un elemento eccentrico sulla leva **(11)**. La forza di serraggio viene impostata con la vite di regolazione **(12)** sul lato inferiore del segmento d'arco. L'impostazione del serraggio avviene in modo che la leva prevista possa essere ruotata fino alla battuta di arresto con resistenza sempre maggiore.

Impostare il serraggio con la chiave maschio esagonale da 2,5 mm sulla spina filettata **(12)**, in modo che all'azionamento della leva questa prima "slitti". Continuare a ruotare la spina filettata **(12)** leggermente (circa $\frac{1}{4}$ di giro a sinistra o destra), alla fine controllare che la leva non "slitti" più e che non sia bloccata in modalità "duro". (Su questo argomento sul CD delle lingue è disponibile un breve video.)

Portalama E con vaschetta di galleggiamento per lame a profilo basso

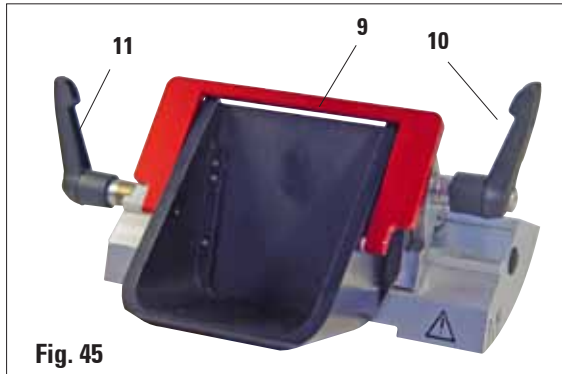


Fig. 45

Il portalama E con vaschetta di galleggiamento è disponibile solamente per lame a profilo basso.

La protezione salvadita sul portalama E è composta da una staffa ribaltabile rossa (9). Per coprire la lama, ribaltare la staffa salvadita (9) verso l'alto come mostrato in Fig.



Le leve di serraggio del portalama non sono sostituibili. Le due leve di serraggio (10 e 11) devono rimanere sempre nella posizione mostrata poiché in caso contrario in rari casi si possono avere anomalie di funzionamento del portalama.

Leva di serraggio per la lametta (10) a destra, leva di serraggio per lo spostamento laterale (11) a sinistra.

Uso

Galleggiamento di sottili sezioni di paraffina (ad esempio per una successiva esecuzione di immunocolorazioni) sulla superficie dell'acqua. Le sezioni di paraffina distese possono essere prelevate dalla superficie dell'acqua tramite vetrini.



Fig. 46

La vasca viene riempita con acqua fino alla lama. Dopo lo sgrossamento, rimuovere gli scarti di taglio dalla vasca e produrre le sezioni da preparare.

Le sezioni di paraffina che galleggiano sulla superficie dell'acqua possono essere prelevate tramite il vetrino.

Inserimento della lama

- Ruotare i dadi zigrinati **(48)** a destra e a sinistra del portalama in senso contrario in avanti e abbassare completamente il supporto lama mediante le viti di regolazione in altezza, per evitare che il filo della lama venga danneggiato con l'inserimento della lama.
- Svitare le viti di serraggio **(49)** in senso antiorario.
- Afferrare la lama **(47)** da dietro ed inserirla con cautela di lato con il filo rivolto verso l'alto, come indicato.

Regolazione in altezza della lama

Nella regolazione dell'angolo di spoglia posteriore, il filo della lama deve essere possibilmente posizionato esattamente nell'asse di rotazione del portalama. Per orientarsi sull'altezza corretta della lama, è sufficiente prendere come riferimento l'angolo di disposizione della ganaschia posteriore **(39)**. Il filo della lama deve essere parallelo a questo angolo.

- Ruotare i dadi zigrinati **(48)** uniformemente all'indietro fino a che il filo della lama sia parallelo al bordo di appoggio **(39)** (vedi [Fig. dettagliata](#)) delle ganasce posteriori.
- Per bloccare la lama **(47)**, avvitare equamente le due viti di fissaggio **(49)** in senso orario.

Spostamento della lama

- Spingere all'interno la protezione salvadita **(8)**.
- Per allentare, ruotare le viti di serraggio **(49)** in senso antiorario.
- Spostare la lama **(47)** lateralmente, verso destro o sinistra.
- Per bloccare la lama **(47)** avvitare sempre in senso orario prima la vite di fissaggio **(49)** che si trova sul lato verso il quale la lama è stata spostata.

6. Accessori opzionali

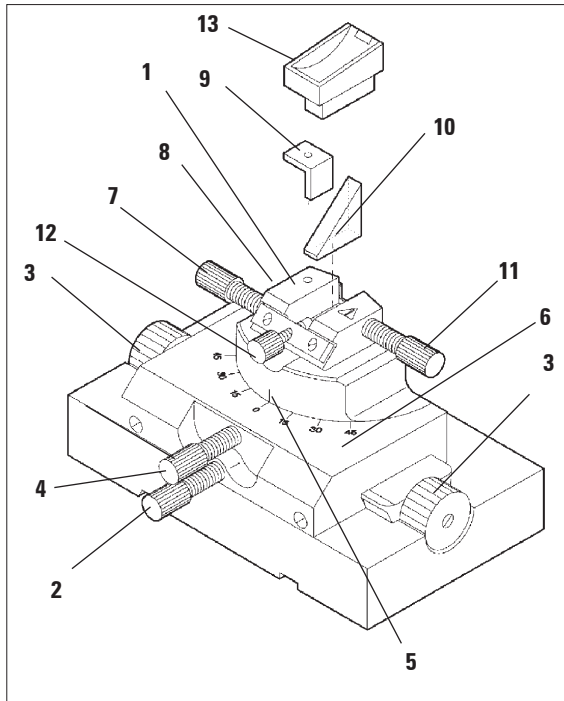


Fig. 48

Rotazione della parte superiore di 45°

- Allentare la vite (4).
- Impostare il contrassegno indice (5) della parte superiore sul valore desiderato dalla scala (6).
- Stringere di nuovo a fondo la vite (4).

Impostazione dell'angolo di spoglia

- Allentare la vite (7).
- Spostare l'inserto (1) sulla base della scala dell'angolo di spoglia (8, qui non visibile) sul lato sinistro dell'inserto sul valore desiderato.
- Stringere il nuovo fondo la vite (7).

6.3.4 Portalamina GD

Il portalamina GD è adatto per le lame in vetro e diamante. Esso viene fornito di una propria base e non può essere quindi utilizzato con la base universale del portalamina.

Il portalamina GD viene montato e bloccato come la base universale del portalamina sul basamento del microtomo.

Esso offre numerose possibilità di regolazione. L'intero inserto (1) può essere rimosso e sostituito con altri inserti.

Spostamento in direzione est/ovest

- Allentare la vite (2).
- Per spostare la parte superiore verso destra, ruotare le manopole (3) in senso orario; per lo spostamento a sinistra, ruotare le manopole in senso antiorario.
- Stringere di nuovo a fondo la vite (2).

Inserto per la lama triangolare in vetro

L'inserto per la lama triangolare in vetro (10) è progettato per lame in vetro di larghezza 6 - 12 mm. Per la lama larga 6 mm viene impiegato l'elemento angolato (9).

- Allentare la vite (11).
- Inserire l'elemento angolato (9) come mostrato.
- Inserire la lama in vetro (10) come mostrato e bloccarla con la vite (11).
- Per stabilizzare la lama durante il taglio, stringere leggermente la vite (12).

Impiego di lame al diamante

L'inserto (1) può anche essere impiegato per le lame al diamante con vaschetta di galleggiamento (13).

- Allentare la vite (11).
- Inserire la lama in diamante (13) come mostrato e bloccarla con la vite (11).
- Stringere leggermente la vite (12).

6.4 Lamette/lame

6.4.1 Lamette monouso



Fig. 49

Lamette monouso - profilo basso (819)

80x8x0,25 mm

01 Pacchetto da 50 pz..... 14 0358 38925

10 Pacchetti da 50 pz..... 14 0358 38382



Fig. 50

Lamette monouso - profilo alto (818)

80 x 14 x 0,35 mm

01 Pacchetto da 50 pz..... 14 0358 38926

10 Pacchetti da 50 pz..... 14 0358 38383

6.4.2 Lama

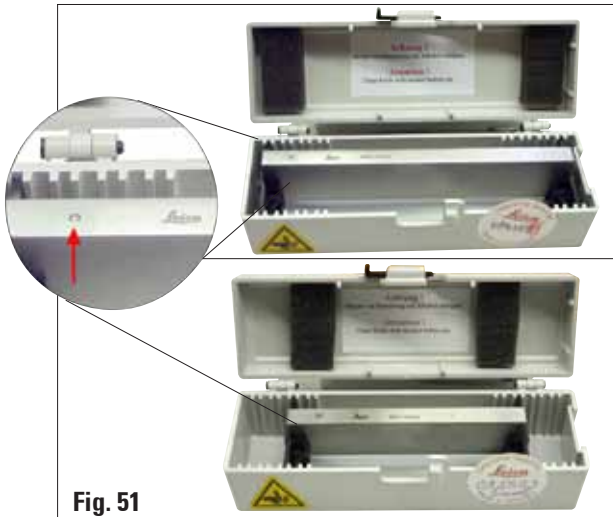


Fig. 51

Lama da 16 cm - profilo c - acciaio

Lama, lunghezza 16 cm, profilo c (rettificata su entrambi i lati, per sezioni in paraffina e congelate)

Avvertenza: contenuta nella cassetta portalamina 14 0213 11140

N. d'ordine..... 14 0216 07100

6. Accessori opzionali



Fig. 52

Lama da 16 cm, profilo d – acciaio

Lama, lunghezza 16 cm, profilo d

Avvertenza: contenuta nella cassetta portalama
14 0213 11140

N. d'ordine..... 14 0216 07132



Fig. 53

Lama da 16 cm, profilo d, carburo metallico

Lama, da 16 cm, carburo metallico, profilo d

Avvertenza: contenuta nella cassetta portalama
14 0213 11140

N. d'ordine..... 14 0216 04813

Lama da 16 cm profilo c, carburo metallico

Lama, 16 cm, carburo metallico, profilo c

Avvertenza: contenuta nella cassetta portalama
14 0213 11140

N. d'ordine..... 14 0216 04206



Fig. 54

Cassetta portalama

Cassetta portalama variabile (plastica),
per 1 o 2 lame: lunghezza 10 - 16 cm

(lama in metallo in carburo metallico o SM2500:
solo per 1 lama!)

N. d'ordine..... 14 0213 11140

6.5 Vaschetta di raccolta sezioni di scarto

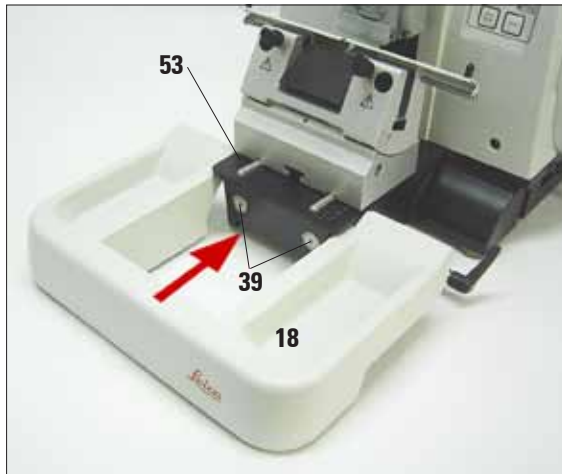


Fig. 55

- Inserire la vaschetta di raccolta delle sezioni di scarto (18) dal davanti nel basamento del microtomo (53), finché essa non viene tenuta dai due magneti (39) (davanti nel basamento del microtomo). Per rimuoverla, sollevarla leggermente e tirarla all'indietro.

6.6 Illuminazione sottopancia

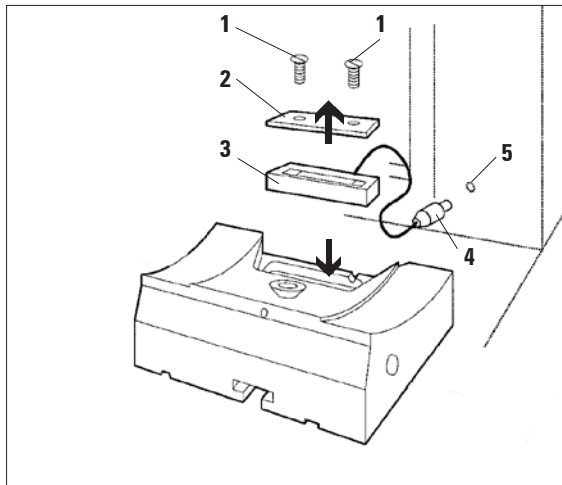


Fig. 56



L'illuminazione sottopancia viene inserita nella base monoblocco del portalamina.

- Allentare come con un cacciavite a croce le due viti (1) e rimuovere il pannello di chiusura (2).
- Inserire l'illuminazione sottopancia (3) nella cavità.
- Inserire la spina (4) dell'illuminazione sotto il pianale nella presa (5) del microtomo.

Quando il microtomo viene acceso con l'interruttore principale, si accende anche l'illuminazione sottopancia.



Non usare MAI l'illuminazione sottopancia con il morsetto Super Mega!

6. Accessori opzionali

6.7 Accumulatore di freddo

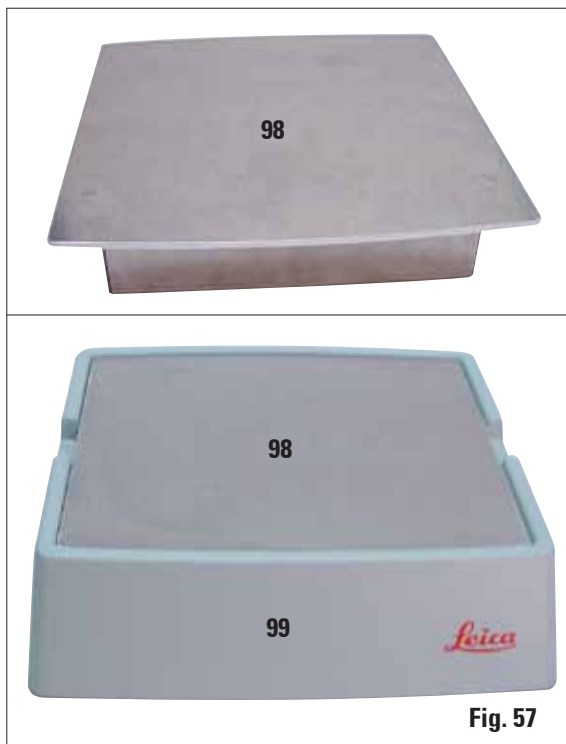


Fig. 57

L'accumulatore di freddo è composto dalla piastra di raffreddamento (98) e dalla custodia isolante (99). Esso serve al raffreddamento (a tenere freddi) dei campioni in paraffina. Possono essere raffreddate fino a 35 cassette standard contemporaneamente. Per essere raffreddati dalla temperatura ambiente (circa 20 °C) alla "temperatura di taglio", i campioni richiedono circa 20 minuti.

Le prestazioni di raffreddamento dipendono dalla temperatura ambiente e dalla quantità dei campioni da raffreddare.

La custodia isolante può essere posata allo stesso modo del piano di appoggio sulla calotta del microtomo o essere posizionata accanto allo strumento.

- Estrarre l'elemento refrigerante dalla custodia isolante e inserirlo, meglio se per una notte intera, (almeno sei ore) in un congelatore a circa -23 °C.
- Montare insieme elemento refrigerante e custodia isolante e posarli sul tavolo da laboratorio o sullo strumento.

6.8 LN22



Fig. 58 - LN 22 (su Leica RM2265)

Il sistema di congelamento ad azoto Leica LN22 è stato sviluppato per passare in modo rapido e senza problemi dalle sezioni a temperatura ambiente alle applicazioni con sezioni congelate.

Caratteristiche dell'apparecchio:

Criocamera accessibile dall'alto - raffreddata con azoto liquido - per la realizzazione di sezioni congelate in una camera esente da condensa e ghiaccio a temperature fino a -150 °C. Illuminazione sottopancia, porta lama . . .

6.9 Supporto del microscopio universale

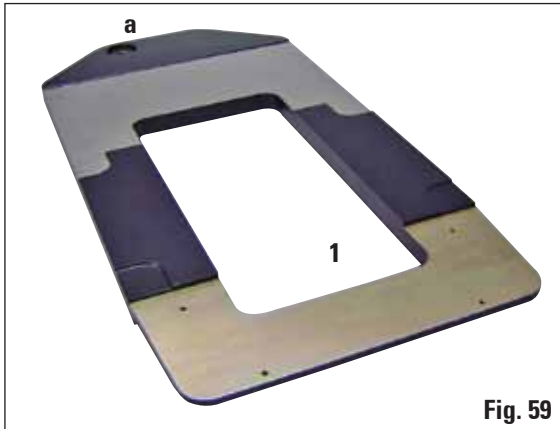


Fig. 59

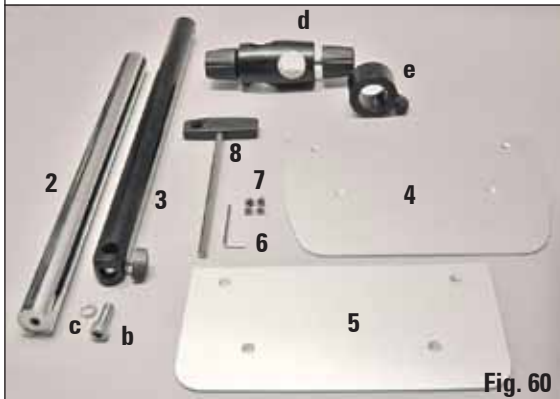


Fig. 60



Fig. 61



Disimballare tutti gli elementi degli accessori contenuti nella scatola e verificarne l'integrità.




- 1 - Basamento con foro (a)
- 2 - Colonna verticale con vite a testa cilindrica (b) da 8 e rosetta a ventaglio (c)
- 3 - Braccio orizzontale con giunto a snodo (d) e anello di spallamento (e)
- 4 - Piastra di supporto, grande (per RM2235, RM2245 e RM2255)
- 5 - Piastra di supporto, piccola (per RM2265)
- 6 - Chiave esagonale a brugola, da 3
- 7 - 4 viti a testa svasata, per montaggio della piastra di supporto
- 8 - Chiave esagonale a brugola, da 8

Montaggio del supporto del microscopio universale

1. Montaggio del basamento

- A seconda dell'ultimo microtomo utilizzato, scegliere la piastra di supporto grande (5) o piccolo (4).
- Avvitare quest'ultima sul basamento con le 4 viti a testa svasata (7) fornite, utilizzando la chiave esagonale a brugola da 3 (6).

6. Accessori opzionali

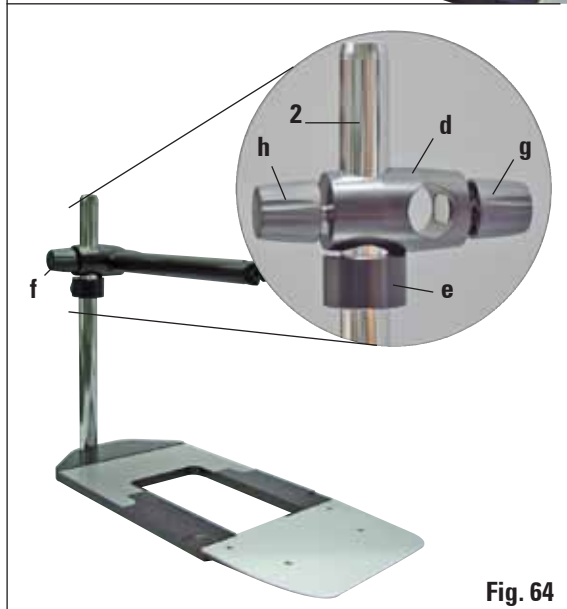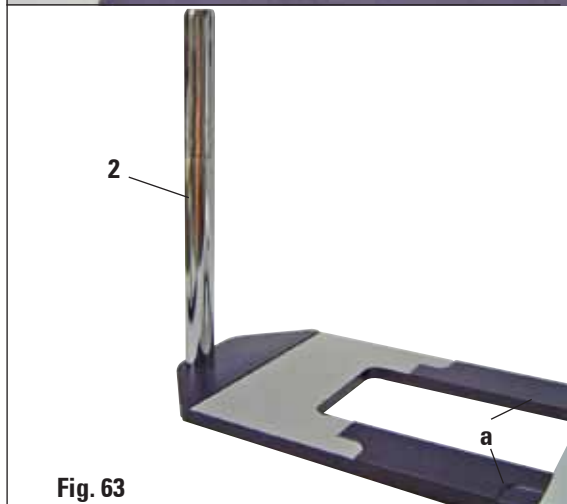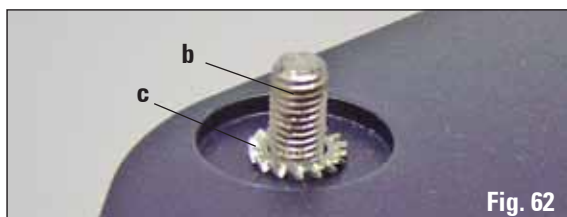

2. Montaggio della colonna verticale

- Inserire la vite a testa cilindrica (b) dal lato inferiore nel foro del basamento. Inserire ora la rosetta a ventaglio (c) dall'alto sulla vite a testa cilindrica.
- Avvitare quindi la colonna verticale di colore argento (2) dal lato superiore del basamento e fissarla a fondo con la chiave esagonale a brugola da 8.



La rosetta a ventaglio va applicata tra il basamento e la colonna verticale, per evitare la rotazione accidentale della colonna.



Elevato pericolo di ribaltamento! Dopo il montaggio della colonna verticale, collocare immediatamente il microtomo sul basamento, in modo tale che i piedini del microtomo si trovino all'interno degli incavi ribassati (A).

3. Montaggio del braccio orizzontale

- In primo luogo, spingere l'anello di spallamento (e) sulla colonna verticale, posizionandolo in modo tale che il dado di fissaggio (f) sia rivolto all'indietro; fissare a fondo il dado di fissaggio.
- Innestare ora il giunto a snodo (d) sovrastante. Occorre prestare attenzione affinché la vite di fermo (g) sia rivolta verso il lato destro del basamento; il braccio orizzontale deve trovarsi in posizione centrale sopra il microscopio.
- Spingere il braccio orizzontale (3), con il lato ribassato in direzione della vite di fermo (g), nel giunto a snodo (d) e ruotare a fondo.



Informazioni più precise sul collegamento e sull'uso del microscopio, della lente e della sorgente a luce fredda possono essere trovate nel relativo Manuale d'istruzioni.

6.10 Lente d'ingrandimento



La lente d'ingrandimento consente un ingrandimento 2x e può essere usata con tutti i microtomi rotativi Leica della serie 22.

- Svitare la vite (3) sul braccio orizzontale del supporto del microscopio in senso antiorario.
- Innestare l'elemento di raccordo argentato (1) fino in fondo. Stringere a fondo la vite (3).
- L'adattatore (2) consente il montaggio di un conduttore a fibre ottiche.
- Le immagini dello strumento, Fig. 70 e Fig. 71, sono solo a titolo esemplificativo.
- Orientare la posizione della lente d'ingrandimento sul campione da lavorare.
In caso di necessità, la lente d'ingrandimento può essere spostata via del tutto lateralmente.



Proteggere sempre il vetro della lente d'ingrandimento dalla radiazione solare! In caso contrario esso può avere effetti incendiari. Pericolo d'incendio!

- Per la copertura usare il cappuccio protettivo (4) accluso.

6. Accessori opzionali

6.11 Sorgente a luce fredda



Fig. 68

6.12 Conduttore a fibre ottiche

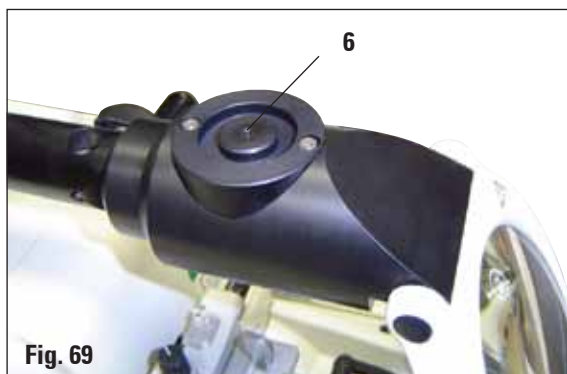


Fig. 69



Fig. 70



La sorgente a luce fredda può essere usata solo con la tensione di rete indicata sulla targhetta (fondo dello strumento).

- Collegare il cavo di alimentazione (1) alla prese corrispondente sul retro dello strumento.
- Innestare la spina di rete nella presa di corrente.



Prima dell'uso, leggere con attenzione il manuale d'istruzioni a parte!

- Collocare il conduttore a fibre ottiche (2) sull'adattatore della lente d'ingrandimento e fissarlo con la vite (5) nel foro (6).
- Rimuovere il cappuccio protettivo (3) dall'estremità del conduttore a fibre ottiche e conservarlo in modo sicuro.
- Innestare questa estremità nel foro previsto (4) fino a quando non si aggancia con un leggero clic.
- Accendere con l'interruttore di accensione (7) della Sorgente a luce fredda.
- Rimuovere il cappuccio protettivo (8) e orientare il conduttore a fibre ottiche sul campione.



Fig. 71, Microtomo rotativo Leica con accessori opzionali montati: Lente d'ingrandimento e conduttore a fibre ottiche

6.13 Informazioni per gli ordini

Alloggiamento portacampione, rigido, argento	14 0502 38160
Alloggiamento portacampione, orientabile, argento	14 0502 38949
Alloggiamento portacampione, orientabile, con 2 indicatori di punto zero, argento...	14 0502 37717
Sistema di blocco rapido, completo.....	14 0502 37718
Base portalama rigida, argento	14 0502 37962
Portalama N RM2200, argento	14 0502 37993
Portalama NZ RM2200, argento	14 0502 37994
Portalama E a profilo basso MeHa E RM2200, argento, con ausilio di espulsione ...	14 0502 40508
Portalama E a profilo alto MeHa E RM2200, argento, con ausilio di espulsione ...	14 0502 40509
Portalama E a profilo basso vaschetta di galleggiamento RM2200.....	14 0502 38961
Portalama E-TC RM2200, argento.....	14 0502 37997
Portalama GD RM2200, argento, per lame in vetro e diamante	14 0502 39052
Lamette monouso a profilo basso, tipo 819 (80x8x0,25 mm), 1x50.....	14 0358 38925
Lamette monouso a profilo alto, tipo 818 (80x14x0,35 mm), 1x50.....	14 0358 38926
Lama da 16 cm profilo C, acciaio.....	14 0216 07100
Lama 16 cm profilo D, acciaio	14 0216 07132
Lama da 16 cm, TC-edge, profilo D.....	14 0216 04813
Lama da 16 cm, TC-edge, profilo C.....	14 0216 04206
Cassetta portalama (plastica), larghezza variabile 10-16 cm	14 0213 11140
Morsetto standard con adattatore 40x40 argento.....	14 0502 37998
Morsetto standard con adattatore 50x55, argento.....	14 0502 38005
Prisma per morsetto standard, argento	14 0502 38000
Morsetto universale con adattatore (argento).....	14 0502 37999
Morsetto mega RM2200, completo, argento	14 0502 38967
Fermaoggetto per pellicola tipo 1, nero.....	14 0402 09307
Morsetto per campioni tondi con adattatore e 3 anelli elastici, argento	14 0502 38002
Segmento d'arco, con adattatore, indiretto	14 0502 29969
Segmento d'arco, con adattatore, diretto.....	14 0502 40314
Supporto portapreparato EM, nero.....	14 0502 29968
Supporto portacampione universale EM	14 0356 10868

6. Accessori opzionali

Supporto portacampione piano EM	14 0355 10405
Chiave speciale supporto EM	14 0356 10869
Illuminazione sottopancia, completa	14 0502 38719
Interruttore a pedale.....	14 0502 38257
Piastra di raffreddamento/accumulatore di freddo.....	14 0502 38325
Vaschetta di raccolta sezioni di scarto	14 0502 37931
Vaschetta di raccolta sezioni di scarto RM2265.....	14 0503 39060
Supporto del microscopio universale.....	14 0502 40580
Lente d'ingrandimento, completa.....	14 0502 42790
Sorgenti a luce fredda	
Leica CLS 100X, 100-120 V/50-60 Hz.....	14 0502 30214
Leica CLS 100X, 230 V/50-60 Hz.....	14 0502 30215
Leica CLS 100X, 240 V/50-60 Hz.....	14 0502 30216
Conduttore a fibre ottiche.....	14 0502 30028
Demo Box - RM2200 serie.....	14 0502 38930
Pennello "Leica" con magnete.....	14 0183 40426
LN22.....	14 0378 39166

7.1 Anomalie di funzionamento



Determinate anomalie di funzionamento vengono visualizzate sul display a tre cifre dello strumento e del quadro di comando o con l'accensione di LED del quadro di comando.

7.1.1 Messaggi di errore



Se dopo la visualizzazione della versione di software dello strumento compare il messaggio "E 1", si è allora verificata una perdita di tutti i parametri dello strumento impostati.

- Premere un tasto a scelta.

Tutti i parametri dello strumento vengono in tal modo impostati sui valori standard di fabbrica.

- Adesso è necessario controllare se le impostazioni sono ancora corrette. Eventualmente è necessario reintrodurre i valori.

Si può procedere normalmente.

7.1.2 Anomalie di funzionamento, possibili cause e soluzione



Qui di seguito sono elencati i problemi più comuni che potrebbero verificarsi utilizzando lo strumento, con l'indicazione della causa e la loro risoluzione.

Se non dovesse essere possibile rimediare all'errore con le possibilità riportate nella tabella o se il problema dovesse presentarsi ripetutamente, informare immediatamente il servizio assistenza Leica.

Problema	Possibile causa	Risoluzione della disfunzione
<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna indicazione nel display, nessuna reazione dei tasti dopo l'accensione. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cavo di alimentazione allacciato non correttamente. 2. Fusibili di rete difettosi. 3. Cavo del quadro di comando allacciato non correttamente. 4. Selettore di tensione impostato in modo errato. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controllare il collegamento del cavo dell'alimentazione. 2. Sostituire i fusibili di rete. (vedere Capitolo 8.2.1) 3. Controllare l'allacciamento del cavo al quadro di comando. 4. Controllare il valore della tensione impostata e correggerlo. (vedere Capitolo 4.5)

7. Problemi e soluzioni

Problema	Possibile causa	Risoluzione della disfunzione
<ul style="list-style-type: none"> È impossibile avviare il motore taglio.  <p>Fig. 72</p>	<ol style="list-style-type: none"> L'interruttore di SPEGNIMENTO D'EMERGENZA o l'interruttore a pedale è premuto. È attivato il blocco del volano. Il motore è stato sovraccaricato brevemente ed è stato disattivato dal fusibile automatico. L'interruttore a pedale o lo spinotto cieco non sono innestati o lo sono in modo non corretto. 	<ol style="list-style-type: none"> Sbloccare l'interruttore di SPEGNIMENTO D'EMERGENZA e scegliere la modalità operativa, rilasciare l'interruttore a pedale. Allentare il blocco del volano. Spegnere lo strumento e attendere circa 30 secondi. Premere l'interruttore del fusibile automatico (28) sul retro. Riaccende lo strumento. Collegare l'interruttore a pedale o lo spinotto cieco e prestare attenzione a farlo correttamente.
<ul style="list-style-type: none"> Non ci sono più movimenti. È impossibile avviare il motore taglio. 	<ol style="list-style-type: none"> È stata raggiunta la fine del percorso residuo. Al momento dell'accensione dello strumento, il campione si trovava già nel campo di spostamento residuo. 	<ol style="list-style-type: none"> Commutare con TRIM/SECT nella modalità di sgrossatura. Spostare quindi indietro il campione tramite i tasti di avanzamento macrometrico. Operare come descritto al punto 1.
<ul style="list-style-type: none"> Tramite il tasto di avanzamento rapido, è possibile solo spostamento all'oggetto all'indietro. 	<ol style="list-style-type: none"> Il procedimento di taglio motorizzato è ancora in corso. 	<ol style="list-style-type: none"> Terminare il taglio motorizzato premendo l'interruttore a pedale o i tasti RUN/STOP o ENABLE.
<ul style="list-style-type: none"> Non è possibile far arretrare il campione nel campo di percorso residuo con i tasti di movimento macrometrico. 	<ol style="list-style-type: none"> Il funzionamento STEP (LED del tasto SECT acceso) è ancora attivo. 	<ol style="list-style-type: none"> Premere il tasto TRIM/SECT per commutare nella modalità di sgrossatura. Spostare indietro il campione con il tasto di avanzamento macrometrico.
<ul style="list-style-type: none"> Nella modalità operativa CONT (corsa continua) il motore si spegne anzitempo. 	<ol style="list-style-type: none"> Per avviare il procedimento di taglio si è premuto troppo a lungo l'interruttore a pedale. Dopo l'avvio, i tasti RUN/STOP ed ENABLE del quadro di comando non sono stati rilasciati contemporaneamente 	<ol style="list-style-type: none"> Per avviare, premere l'interruttore a pedale solo brevemente. Rilasciare ambedue i tasti contemporaneamente.

Problema	Possibile causa	Risoluzione della disfunzione
<ul style="list-style-type: none"> HOME e STOP si accendono contemporaneamente. 	<ol style="list-style-type: none"> Il riconoscimento della posizione finale è guasto. 	<ol style="list-style-type: none"> Rivolgersi al servizio assistenza.

7.2 Possibili guasti

<ol style="list-style-type: none"> Sezioni spesse o sottili Vengono realizzati in modo alterno tagli spessi o sottili o si verificano vibrazioni nelle sezioni o il campione viene staccate dalla sede. In casi estremi non si ha addirittura alcuna sezione. 	<ul style="list-style-type: none"> Lametta, portalama o orientamento non sufficientemente bloccati. 	<ul style="list-style-type: none"> Fissare nuovamente lametta, portalama o orientamento.
	<ul style="list-style-type: none"> Campione non sufficientemente bloccato. 	<ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che la cassetta sia serrata stabilmente nel morsetto universale. Se il morsetto universale è imbrattato da paraffina, pulirlo (vedere Capitolo 8.1 - "Pulizia e manutenzione - morsetto universale"). Se si utilizzano cassette con coperchio applicato, assicurarsi che la linea di rottura consenta il serraggio stabile della cassetta, rimuovere eventualmente la bava o serrare la cassetta in senso orizzontale, anziché verticale nel morsetto universale. Se le dimensioni della cassetta rientrano nelle tolleranze riportate, ma non si riesce a bloccare stabilmente la cassetta, è possibile che il morsetto universale non sia regolato correttamente o sia difettoso. In tal caso, far controllare il morsetto universale dal Servizio di assistenza tecnica e procedere ad una nuova regolazione.

7. Problemi e soluzioni

Problema	Possibile causa	Risoluzione della disfunzione
		<ul style="list-style-type: none">• Se non si utilizzano cassette Leica o Surgipath, in particolare a parete sottile, queste possono deformarsi o creare altri problemi di bloccaggio. Se durante il serraggio della cassetta, ci si accorge che questa non è bloccata stabilmente, è necessario utilizzare un fermo-oggetto alternativo.
	<ul style="list-style-type: none">• Lametta non affilata.• Piastra a pressione danneggiata o registrata in modo errato.• Angolo di spoglia posteriore della lama/lametta troppo piccolo.	<ul style="list-style-type: none">• Spostare lateralmente il portalama o inserire una nuova lametta.• Montare una nuova piastra a pressione o usare un nuovo portalama.• Provare sistematicamente angoli di spoglia inferiore maggiori fino ad ottenere l'impostazione ottimale.
2. Deformazione taglio Le sezioni risultano estremamente compresse, presentano pieghe o sono schiacciate l'una sull'altra.	<ul style="list-style-type: none">• La lametta è usurata.• Il campione è troppo caldo.• Velocità del filo troppo elevata.	<ul style="list-style-type: none">• Utilizzare un altro punto della lametta o una nuova lametta.• Raffreddare il campione prima del taglio.• Ridurre la velocità di taglio.
3. Presenza di "strisciate" nei tagli Nel portalama E	<ul style="list-style-type: none">• Accumulo di paraffina sulla piastra a pressione posteriore del portalama.	<ul style="list-style-type: none">• Rimuovere da lì con regolarità la paraffina.

Problema	Possibile causa	Risoluzione della disfunzione
4. Rumori durante il taglio La lama "canta" durante l'esecuzione del taglio di campioni rigidi. Le sezioni presentano scalfitture o segni di vibrazione dello strumento.	<ul style="list-style-type: none">• Velocità del filo troppo elevata.• Angolo di spoglia posteriore troppo grande.• Bloccaggio insufficiente del morsetto porta campione e/o del portalama.	<ul style="list-style-type: none">• Scegliere una velocità di taglio inferiore.• Ridurre sistematicamente l'angolo di spoglia posteriore fino ad ottenere l'impostazione ottimale.• Controllare tutte le connessioni a vite e di blocco del sistema porta campione e del portalama. Se necessario, serrare leve e viti.
5. Forte usura della lametta	<ul style="list-style-type: none">• Si è operato con forze di taglio eccessive.	<ul style="list-style-type: none">• Nel taglio, adattare la velocità di taglio e/o lo spesso di taglio. Scegliere uno spessore di taglio inferiore.

8. Pulizia e manutenzione

8.1 Pulizia dello strumento



Prima di ogni operazione di pulizia, è necessario: Prima di smontare il portalama, togliere sempre la lama/la lametta!

Conservare sempre le lame non utilizzate nell'apposita cassetta!

Non posare mai la lama con il filo orientato in alto e non tentare mai di afferrare una lama che cade!

Nell'uso dei prodotti per la pulizia, attenersi alle prescrizioni di sicurezza del produttore ed alle prescrizioni di laboratorio valide nel Paese di impiego.

Per pulire le superfici esterne non utilizzare xilolo né solventi a base di acetone o xilolo. Le superfici verniciate non sono resistenti allo xilolo o all'acetone!

Durante la pulizia, non deve penetrare alcun liquido all'interno dello strumento!

- Portare il morsetto portacampione nella posizione finale superiore ed attivare il bloccaggio del volano.
- Spegnerlo lo strumento e staccare la spina di rete.
- Prelevare la lametta dal portalama e spingerla nel comparto di alloggiamento nel fondo del dispenser.
- Rimuovere la base del portalama e il portalama per la pulizia.



Non posizionare il portalametta o il portalama, con o senza base, in prossimità di uno spigolo del tavolo: in questo modo, se ne eviterà la caduta!

- Togliere il campione dal morsetto portacampione.
- Togliere le sezioni di scarto con un pennello asciutto.
- Estrarre il morsetto portacampione e pulirlo separatamente.

Strumento e superfici esterne

Se necessario, le superfici esterne verniciate degli elementi di comando possono essere pulite con un comune detergente non aggressivo, oppure con dell'acqua e sapone, che occorrerà poi rimuovere con un panno umido. Per rimuovere i residui di paraffina, è possibile utilizzare surrogati di xilolo, olio di paraffina o sostanze apposite per l'eliminazione della paraffina, quali ad esempio "Para Gard" (Polysciences).

Prima di essere riutilizzato, lo strumento deve essere del tutto asciutto.

Pulizia della lama



Pulire la lama sempre dal dorso verso il filo. MAI in direzione inversa - pericolo di lesioni!

Pulizia utilizzando soluzione su base alcolica o acetone.

Portalama E

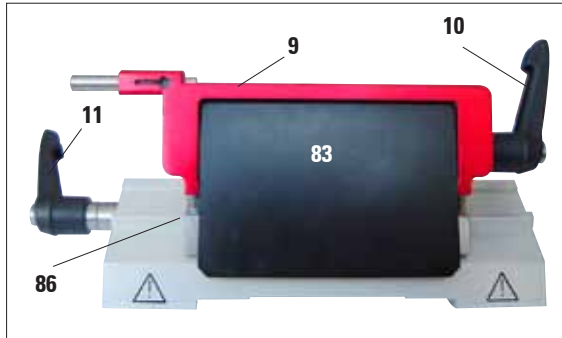


Fig. 73

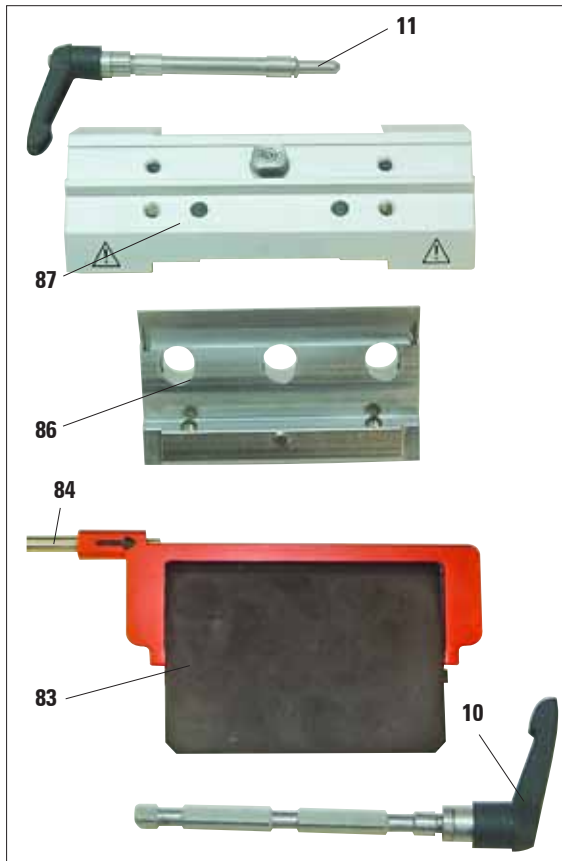


Fig. 74

Per la pulizia smontare il portalama. A tale scopo effettuare le seguenti operazioni:

- Ribaltare in basso il salvadita (9) con l'ausilio di espulsione (84).
- Ruotare in avanti la leva di serraggio (11) dello spostamento laterale ed estrarla lateralmente.
- Spostare il corpo base del portalama (86) con la piastra a pressione (83) fino a quando esso non può essere prelevato dall'arco di segmento (87).
- Ruotare la leva di serraggio (10) della lametta verso il basso ed estrarla lateralmente.
- Togliere la piastra a pressione (83).
- Pulire tutte le parti del portalama.



Nella pulizia di più portalama contemporaneamente, le singole parti NON vanno scambiate! La non osservanza causa problemi di taglio!



Per la pulizia e l'eliminazione di paraffina non usare xilolo o detergenti contenenti alcol (ad esempio detergente per vetri).

- Collocare le parti smontate su un panno assorbente nell'armadio di asciugatura (fino a max. 65°C) e far scorrere via i residui di paraffina.
- Rimontare il portalama e lasciar asciugare.



Nel prelevare le parti dall'essiccatoio ad armadio (65°C) vi è pericolo di ustioni. Si consiglia l'uso di guanti protettivi!

- A pulizia terminata, lubrificare leggermente le parti mobili del portalama con l'apposito olio (vedi anche cap. 8.2.3).
- Nel montaggio della piastra a pressione (83), fare attenzione che il bordo superiore sia parallelo e alla stessa altezza del bordo posteriore del corpo base del portalama (86) (vedi anche Fig. 42).

8. Pulizia e manutenzione

Morsetto universale

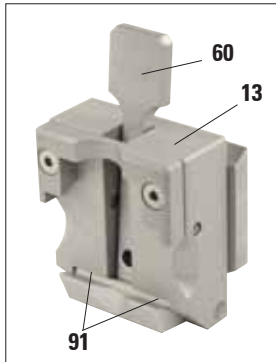


Fig. 75

- Per una pulizia a fondo da residui di paraffina, estrarre la pinza fermacassette (13).
- Per la pulizia non usare xilolo, bensì surrogati di xilolo o sostanze apposite per l'eliminazione della paraffina (ad esempio "Para Gard").
- Il fermaoggetto (13) può essere anche inserito in un forno a massimo 65°C fino a che la cera liquida non scorra via.
- Eliminare con un panno asciutto i resti di cera.
- Dopo tale pulizia nel forno, oliare sempre le molle a spirale (91) della leva di serraggio (60) e muoverle più volte su e giù.

8.2 Manutenzione

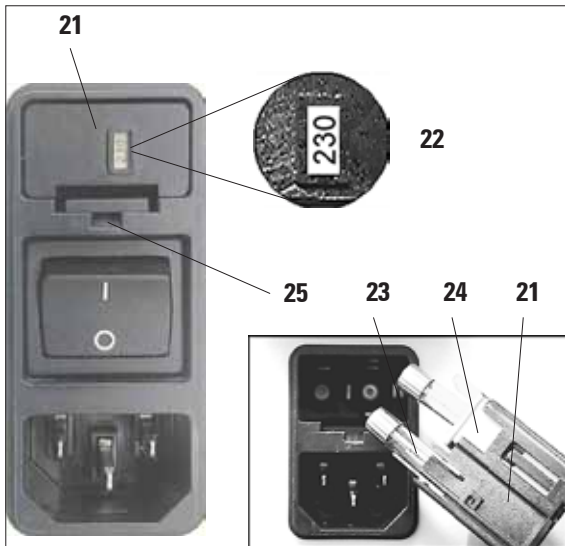


Fig. 76

8.2.1 Sostituzione dei fusibili



Spegnere lo strumento e staccare la spina di rete. Per la sostituzione usare esclusivamente i fusibili forniti. Ambedue i fusibili devono avere lo stesso valore (controllare il contrassegno!).

- Inserire un piccolo cacciavite nella tacca (25) e sollevare leggermente l'inserto.
- Prelevare il corpo del selettore di tensione (21) insieme con i fusibili (23).
- Estrarre i fusibili. Nel farlo, lasciare il blocco di selezione della tensione (24) nel contenitore.
- Sostituire i fusibili bruciati e reinserire il selettore di tensione nello strumento.
- Controllare che nella finestrella (22) compaia il valore di tensione corretto.

8.2.2 Avvertenze di manutenzione



L'apparecchio può essere aperto, per i lavori di manutenzione e di riparazione, soltanto da tecnici di assistenza autorizzati.

Durante il funzionamento l'apparecchio non richiede manutenzione.

Per preservare la funzionalità dello strumento il più a lungo possibile, Leica raccomanda:

1. Pulire lo strumento a fondo quotidianamente.
2. Stipulare un contratto di assistenza al più tardi alla scadenza del periodo di garanzia. Informazioni più dettagliate possono aversi presso l'organizzazione di assistenza tecnica competente.
3. Lasciar controllare lo strumento con regolarità da un tecnico di assistenza autorizzato da Leica. L'intervallo dipende da quanto venga sfruttato lo strumento.

A seconda di quale sia la tabella delle due indicate alla quale è possibile correlare lo strumento, vengono consigliati i seguenti intervalli d'ispezione:

	Categoria I	Categoria II
Numero di sezioni/giorno:	> 8.000 sezioni/giorno	< 8.000 sezioni/giorno
Ore d'uso (h/giorno):	> 5 h/giorno	≤ 5 h/giorno
Velocità di taglio:	Velocità di taglio prevalentemente elevata	Velocità di taglio da lenta a media
Materiale dei campioni:	Lavorazione di campioni morbidi e duri	In gran parte materiale dei campioni morbido
Manutenzione:	Ogni 12 mesi	Ogni 24 mesi



Avvertenza sull'ispezione

- Dopo che lo strumento ha eseguito circa 2 milioni di corse, sul display a tre cifre compare per circa 3 secondi **SEr** ogni volta che si preme il tasto **TRIM/SECT**.
(Commutazione tra modalità sgrossatura e taglio)
Questo serve ricordare che lo strumento dell'essere sottoposto ad una ispezione da parte di un tecnico di servizio autorizzato da Leica, indipendentemente dal grado di sollecitazione dello strumento.

8. Pulizia e manutenzione

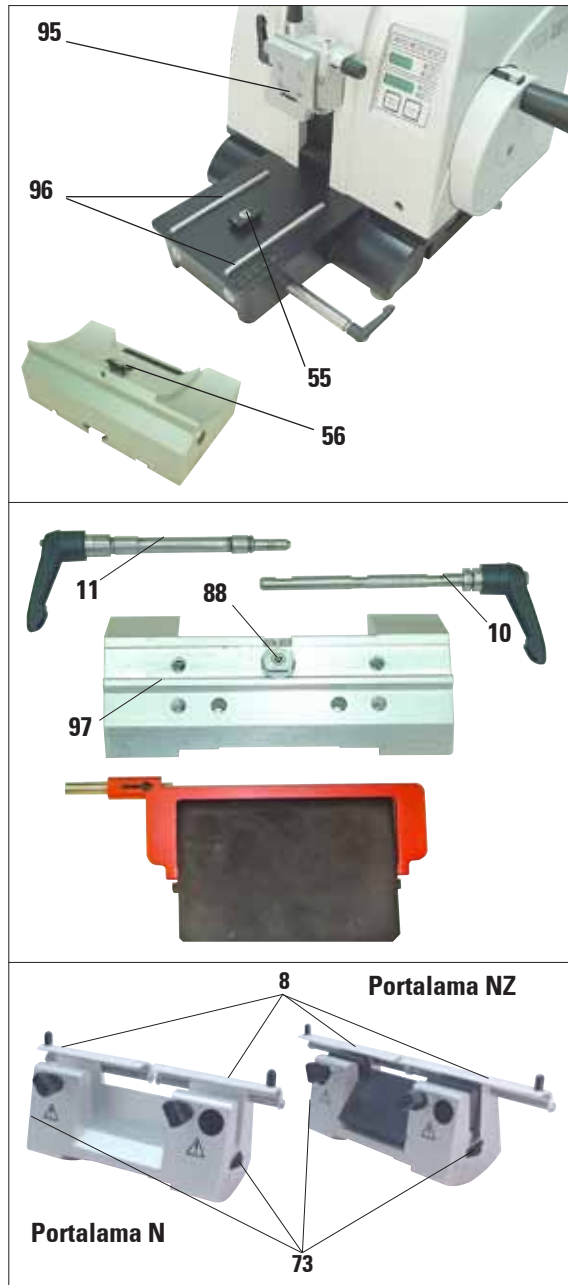


Fig. 81

8.2.3 Lubrificare lo strumento

Una volta al mese lubrificare le seguenti parti con l'olio per ingranaggi n. 405 fornito in dotazione (sono sufficienti 1-2 gocce):

Strumento e portacampioni:

- Il cuneo di blocco (95) del sistema di bloccaggio rapido.
- L'elemento a T (55) sul basamento del microtomo.
- Le guide (96) della base portalama sul basamento del microtomo.
- Sulla base del portalama l'elemento a T (56)

Portalama E:

- Leva di serraggio (11) per lo spostamento laterale.
- Elemento a T (88) e guida (97) del portalama per lo spostamento laterale.
- Leva di serraggio (10) per la lametta.

Portalama N e NZ:

- Superfici di scorrimento della protezione salvadita (8)
- Dadi zigrinati (73) per la regolazione dell'altezza della lama.

Garanzia

Leica Biosystems Nussloch GmbH garantisce che il prodotto consegnato di cui al contratto è stato sottoposto ad un completo controllo di qualità conforme ai criteri di controllo interni Leica, che il prodotto è esente da difetti e presenta tutte le specifiche tecniche assicurate e/o le caratteristiche concordate.

La complessità della garanzia si orienta al contenuto del contratto stipulato. Vincolanti sono solo le condizioni di garanzia della vostra società di vendita Leica competente o della società dalla quale avete acquistato il prodotto del contratto.

Informazioni di servizio

Se avete bisogno del servizio assistenza tecnica o di pezzi di ricambio, vi preghiamo di rivolgervi al vostro agente Leica o rivenditore Leica presso il quale avete acquistato l'apparecchio.

È necessario fornire i seguenti dati relativi all'apparecchio:

- La denominazione del modello e il numero di serie dello strumento.
- Il luogo ove si trova lo strumento e un addetto responsabile.
- Il motivo della richiesta di assistenza tecnica.
- La data di consegna.

Cessazione del funzionamento e smaltimento

Lo smaltimento dell'apparecchio o parti di esso deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Prestare particolare attenzione alla batteria al litio del circuito stampato dell'elettronica!

10. Dichiarazione di decontaminazione *

Gentile cliente,

ogni prodotto da inviare a Leica Biosystems o del quale effettuare la manutenzione in loco, deve essere pulito e decontaminato in maniera adeguata. Poiché non è possibile effettuare una decontaminazione dalle patologie causate da prioni, quali ad es. CJD, BSE o CWD, gli strumenti che sono entrati in contatto con preparati contaminati da tali prioni **non** possono essere inviati in riparazione a Leica Biosystems. La riparazione in loco di tali strumenti può essere effettuata soltanto se il tecnico del servizio assistenza sia stato informato relativamente ai rischi, alle direttive che si applicano agli strumenti interessati e alle procedure da seguire e sia equipaggiato con le protezioni opportune. Vi preghiamo di compilare con cura questa conferma e di allegarne una copia allo strumento. Fissatela inoltre al contenitore per il trasporto o consegnatela direttamente al tecnico dell'Assistenza. L'azienda o il tecnico del servizio di assistenza apriranno l'imballaggio ed inizieranno i lavori di manutenzione solo dopo aver ricevuto la conferma sull'avvenuta decontaminazione. La merce inviata che viene considerata dall'azienda come sorgente potenziale di rischi, verrà restituita immediatamente al mittente con i costi a carico di quest'ultimo. **Avvertenza:** le lame dei microtomi vanno imballate nell'apposito contenitore. **Dati obbligatori:** I campi contrassegnati con * sono obbligatori. A seconda che lo strumento sia contaminato oppure no, compilare anche la Sezione A o Sezione B.

Dati della targhetta identificativa

Modello (vedere targhetta identificativa)*

N. di serie (vedere targhetta identificativa)*

RIF (vedere targhetta identificativa)*

Se pertinente spuntare la risposta A. In caso contrario, rispondere a tutte le domande relative alla parte B e fornire le informazioni aggiuntive richieste.

A

Si

Questo strumento non è venuto a contatto con preparati biologici non fissati.

B

Si

No

1 Le zone interne o esterne dello strumento sono state esposte alle seguenti sostanze pericolose:

Sangue, liquidi corporei, preparati patologici

Altre sostanze biologiche pericolose

Sostanze chimiche/sostanze pericolose per la salute

Altre sostanze pericolose

Radioattività

Ulteriori informazioni

Si

No

2 Questo strumento è stato pulito e decontaminato:

Se sì, con quali metodi:

Se no**, indicare i motivi:

Ulteriori informazioni

Si

No

3 Lo strumento è stato preparato per una manipolazione ed un trasporto esenti da rischi. Se disponibile, si prega di utilizzare l'imballaggio originale.

** Non provvedere alla spedizione in mancanza di approvazione scritta di Leica Biosystems.

10. Dichiarazione di decontaminazione

Importante per la corretta accettazione della spedizione:

Si prega di compilare questa dichiarazione con attenzione e di allegarne una copia a quanto inviato o di consegnarla al tecnico del servizio di assistenza. La responsabilità per la restituzione da parte di Leica, nel caso in cui la dichiarazione manchi o non sia compilata in modo sufficiente, è a carico del mittente. In caso di domande, contattare la più vicina filiale Leica.

Leica interno: se presente, indicare il job e i numeri RAN-/RGA:

Job Sheet No.: _____ BU Return Authorisation Number: _____ SU Return Goods Authorisation: _____

Data/firma*

Nome*

Posizione*

Indirizzo di eMail

Istituto*

Reparto*

Indirizzo*

Telefono*

Fax

Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17-19
69226 Nussloch, Germany

Tel.: ++49 (0) 6224 143 0
Fax: ++49 (0) 6224 143 268
www.LeicaBiosystems.com



www.LeicaBiosystems.com



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Straße 17-19
D-69226 Nussloch
Tel.: +49 - (0) 6224 - 143 0
Fax: +49 - (0) 6224 - 143 268
web: www.LeicaBiosystems.com