

6.0

GETTING MORE INFORMATION

OBTENER MÁS INFORMACIÓN

詳細情報の入手

COMO OBTER MAIS INFORMAÇÕES


获取详细信息

1

Cary 630 FTIR User's Guide.

Guía del usuario
de Cary 630 FTIR.Cary 630 FTIR
ユーザーズ・ガイド.Guia do Usuário do
FTIR Cary 630

Cary 630 FTIR 用户指南。

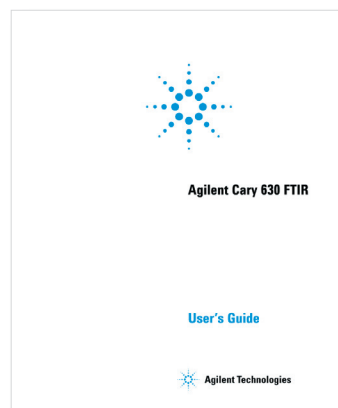


START INSTALLATION

COMENZAR INSTALACIÓN

インストールの開始

INICIAR INSTALAÇÃO

开始安装

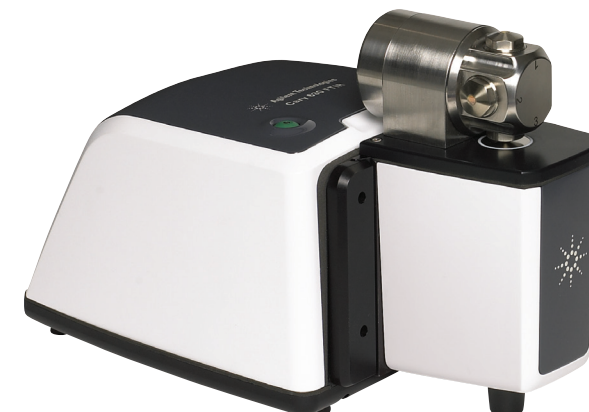CARY 630 FTIR
SPECTROMETER

1.0

UNPACK

DESEMPACAR

開梱

DESEMBALE

打开包装


1

Leave package at room temperature for several hours to acclimatize.

Deje el paquete a temperatura ambiente durante varias horas para que se aclimatice. 室温で梱包箱を数時間そのまま放置して、環境に慣らします。

Deixe o pacote na temperatura ambiente por várias horas para aclimação.

将包装放在室温条件下几个小时，以适应环境。

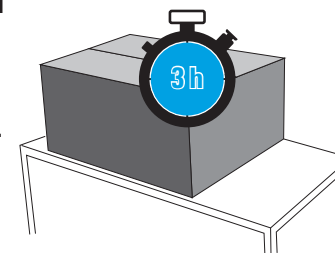

2


Unpack and place on bench.

Desempaque y coloque en la mesa.

ベンチの上で開梱します。

Desembale e coloque numa bancada.

打开包装并放在工作台上。

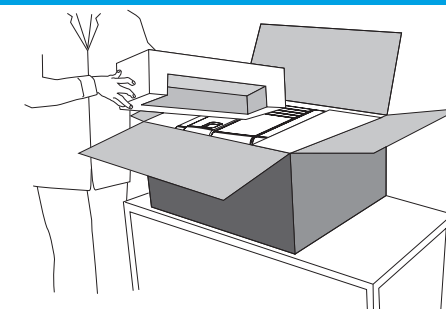

3

Check contents with Commercial Invoice.

Options not shown.



Verifique el contenido con la Factura comercial. Las opciones no aparecen.

送り状を使用して内容をチェックします。オプションは示されていません。

Verifique o conteúdo com a fatura comercial. Os opcionais não estão exibidos.

对照商业发票检查包装内所含的物件。选件未在其中列出。


1x

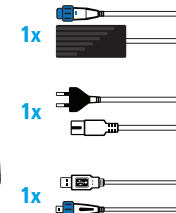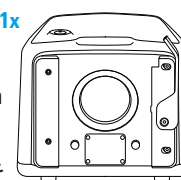

1x

1x

1x

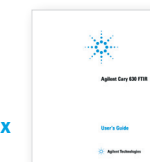

1x



4x

4

Remove tissue from windows from all items. Retire el papel de las ventanas de todos los elementos.

すべてのアイテムのウィンドウからティッシュを取り除きます。

Remova a película da janela de todos os itens. 撕下窗口和所有物件的包装纸。



G8043-90010

Copyright © Agilent Technologies 2011

The Measure of Confidence




Agilent Technologies

2.0

INSTALL SOFTWARE

INSTALAR SOFTWARE ソフトウェアのインストール INSTALAÇÃO DO SOFTWARE 安装软件

- 1** If the icons shown right appear on computer desktop or in the Microsoft Start menu, go to next section 'Install hardware'.
 Si los iconos de la derecha aparecen en el escritorio de su computadora o en el menú de Inicio de Microsoft, pase a la sección 'Instalar hardware'.
 右のアイコンがデスクトップ上またはMicrosoftスタートメニューに現れたら、次のセクション「ハードウェアのインストール」に進みます。
 Se os ícones exibidos à direita aparecerem na área de trabalho do computador no menu Iniciar da Microsoft, vá para a próxima sessão "Instalação de hardware".
 如果所示图标出现在计算机桌面或 Microsoft Start（开始）菜单中，请转到下一部分“安装硬件”。

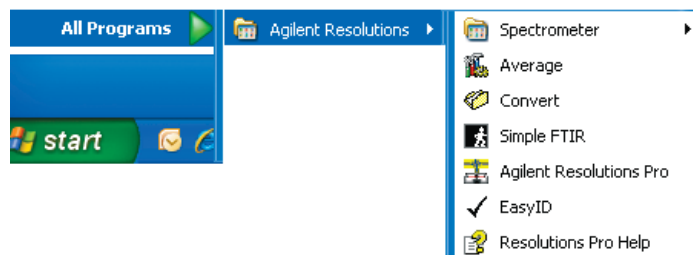


- 3** Insert MicroLab Software disk. Inserte el disco del software MicroLab.
 MicroLabソフトウェア・ディスクを挿入します。
 Insira o disco do software MicroLab.
 插入 MicroLab 软件盘。

- 4** Follow instructions. Siga las instrucciones. 手順に従ってください。
 Siga as instruções. 按照说明操作。

- 5** No installation screen? Run **Setup.exe**.
 ¿No aparece la pantalla de instalación? Ejecute **Setup.exe**.
 インストール画面が現れない場合は、**Setup.exe**を実行します。
 Nenhuma tela de instalação? Execute **Setup.exe**.
 无安装屏幕？运行 **Setup.exe**。

- 6** Repeat Steps 2-5 for:
 • Resolutions Pro
 • Sample Data and Sample Spectral Libraries
 • Resolutions Pro Help
 Repita los pasos 2 a 5 para:
 • Resolutions Pro
 • Datos de muestra y bibliotecas de muestras de espectro
 • Ayuda de Resolutions Pro
 以下に対して、ステップ2～5を繰り返します。
 • Resolutions Pro
 • サンプル データとサンプル スペクトル ライブラリ
 • Resolutions Pro ヘルプ
 Repita passos 2-5 para:
 • Resolutions Pro
 • Bibliotecas de Dados e Espectros de Amostra
 • Ajuda do Resolutions Pro
 针对以下项重复步骤 2-5:
 • Resolutions Pro
 • 样品数据和样品光谱库
 • Resolutions Pro 帮助

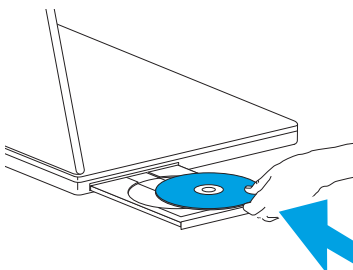

3.0

INSTALL HARDWARE

INSTALAR HARDWARE ハードウェアのインストール INSTALAÇÃO DE HARDWARE 安装硬件

- 1** Slide on sampling module. Lever clicks to secure. Deslice el módulo de muestra. La palanca encaja para asegurarlo. サンプルング・モジュールをスライドします。レバーをカチッと音がするまで締めます。
 Deslize o módulo de amostragem. A alavanca encaixa para fixar. 在采样模块上滑动。护杆扣回且紧固到位。



- 2** Plug in USB. Enchufe en el puerto USB. USB 端子に接続します。
 Plugue o USB. 插入 USB。



- 3** Plug in power. Enchufe a la fuente de alimentación. 電源端子に接続します。
 Plugue o cabo de força. 接通电源。




Finger-tight only
 Ajuste únicamente con la mano.
 手のみで締めます。
 Aperte somente com o dedo
 仅用手拧紧

4.0

TURN ON

ENCENDER 電源オン LIGUE 打开

- 1** Turn on. Enciéndalo. 電源をオンにします。
 Ligue. 打开。

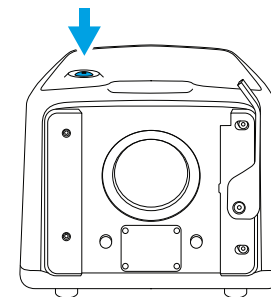

- 2** Wait 30 s for initialization to complete (red flashing light becomes solid green). Espere 30 segundos hasta que finalice la iniciación (la luz roja intermitente se convierte en verde sólido). 初期化が完了するまで(赤の点滅が緑の点灯に変わるまで) 30秒待ちます。
 Espere 30 s para terminar a inicialização (a luz vermelha piscante torna-se verde contínua). 等待 30 秒，以完成初始化（红色闪烁指示灯将变成持续发出绿光）。



5.0

REGISTER AND CHECK

REGISTRAR Y VERIFICAR 登録とチェック REGISTRE E VERIFIQUE 注册并进行检查

- 1** Double-click **MicroLab PC**. Haga doble clic en **MicroLab PC**.
 MicroLab PCを再度確認します。
 Clique duas vezes em **MicroLab PC**.
 双击 **MicroLab PC**。




MicroLabPC

- 2** Log on.
 • Username: **Admin**
 • Password: **admin**
 Inicie sesión.
 • Nombre de usuario: **Admin**
 • Contraseña: **admin**
 ログオンします。
 • ユーザー名: **Admin**
 • パスワード: **admin**
 Conecte-se.
 • Nome do usuário: **Admin**
 • Senha: **admin**
 登录。
 • 用户名: **Admin**
 • 密码: **admin**

- 3** Register using Product Key on software certificate. Regístrese con la Clave del producto que aparece en el certificado de software. ソフトウェア・ライセンスのプロダクト・キーを登録します。
 Registre-se usando a Chave do Produto ou certificado de software. 使用软件证书上的产品密钥进行注册。

- 4** Add your hardware. Agregue su hardware. お客様のハードウェアを追加します。
 Adicione seu hardware. 添加硬件。

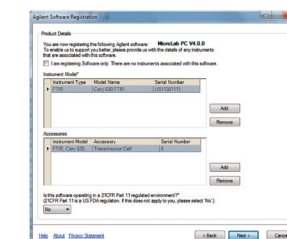

- 5** Serial number located on Certificate of Calibration. Follow instructions to complete registration. El número de serie aparece en el Certificado de calibración. Siga las instrucciones para completar el registro. 校正証明書にシリアル番号が書かれています。手順に従って登録を完了してください。
 Número de série localizado no Certificado de Calibração. Siga as instruções para completar o registro. 校准证书上的序列号。按照说明完成注册。

- 6** Go to **Advanced Features > Diagnostics** to ensure correctly functioning. Vaya a **Características avanzadas > Diagnósticos** para asegurarse de que funciona correctamente. **Advanced Features > Diagnostics** で正常に動作していることを確認します。
 Vá para **Recursos avançados > Diagnósticos** para garantir funcionamento correto. 转到 **Advanced Features > Diagnostics**（高级功能 > 诊断）确保仪器正常工作。

