

HD 2156.1 HD 2156.2



HD 2156.1, HD 2156.2 pHMETRO - CONDUCTÍMETRO - TERMÓMETRO PORTÁTIL

El HD2156.1 y el HD2156.2 son instrumentos portátiles con visualizador LCD grande. miden el pH, los mV, el potencial de óxido-reducción (ORP), la conductividad, la resistividad en los líquidos, los sólidos totales disueltos (TDS) y la salinidad con sondas combinadas de conductividad y temperatura de 2 y 4 anillos. además, miden la temperatura con sondas de inmersión, penetración o contacto y sensor Pt100 o Pt1000.

La calibración del electrodo pH, además que manual, puede ser realizada automáticamente sobre uno, dos o tres puntos, como se puede seleccionar la secuencia de calibración de una lista de 13 buffer.

La calibración de la sonda, de la conductividad puede ser realizada automáticamente sobre una de las soluciones tampón de 147μS/cm, 1413μS/cm, 12880μS/cm o 111800μS/cm.

El instrumento HD2156.2 es un datalogger, guarda hasta 20.000 ternas de datos compuestos por pH o mV, conductividad o resistividad o TSD o salinidad y temperatura: Estos datos pueden ser transferidos a un ordenador conectado al instrumento a través del puerto serial poliestándar RS232C y USB 2.0. Desde el menú', se puede configurar el intervalo de memorización, la impresión y el baud rate.

Los modelos HD2156.1 y HD2156.2 tienen un puerto serial RS232C y pueden transferir, en tiempo real, las mediciones adquiridas por un ordenador y una impresora portátil. La función Máx., Mín. y Avg calcula los valores máximo, mínimo y promedio. Otras funciones son: la función Auto-HOLD y el apagado automático excluible. Los instrumentos tienen el grado de protección IP67.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS INSTRUMENTOS Magnitudes medidas: pH, mV, χ , Ω , TDS, Nacl, °C, °F

Instrumento **Dimensiones**

> (Longitud x Anchura x Altura) 185x90x40mm

470 g (completo de baterías) Peso

Materiales ABS, goma Visualizador

2x4½ dígitos más símbolos Área visible: 52x42 mm

Condiciones de trabajo

Temperatura de trabajo -5 ... 50°C Temperatura de almacenamiento -25 ... 65°C

Humedad de trabajo relativa 0 ... 90% RH, sin condensación

Grado de protección

Alimentación

Baterías 4 haterías 1.5V tipo AA

Autonomía 200 horas con baterías alcalinas de 1800mAh Corriente absorbida cuando el

instrumento está apagado

Adaptador de red salida 12Vdc / 1000mA Red (SWD10)

Seguridad de los datos guardados ilimitada, independiente de las condiciones de carga

de las baterías

Tiempo

Fecha y hora horario en tiempo real Precisión 1 min/mes deviación máx.

Memorización de los valores medidos - modelo HD2156.2

Tipo 2000 páginas de 10 muestras

Cantidad 20000 ternas de medida compuestas por pH o mV,

 χ , Ω , TDS o salinidad y temperatura.

Intervalo de memorización 1 s, 5 s, 10 s, 15 s, 30 s, 60s (1 min), 120 s (2 min), 300 s (5 min), 600 s (10 min), 900 s (15 min), 1200s seleccionable

(20 min), 1800 s (30 min) y 3600s (1 hora)

Interfaz serial RS232C

RS232C aislada galvánicamente Tipo Baud rate configurable de 1200 a 38400 baud

Bit de datos Paridad Ninguna Bit de arrastre Controlo del flujo Xon/Xoff Longitud del cable serial Máx. 15 m

Intervalo de impresión seleccionable Inmediata o 1 s, 5 s, 10 s, 15 s, 30 s, 60 s (1 min),

120 s (2 min), 300 s (5 min), 600 s (10 min), 900s (15 min), 1200 s (20 min), 1800 s (30 min) y 3600 s

(1 hora)

Interfaz USB - modelo HD2156.2

Tipo 1.1 - 2.0 aislada galvánicamente

Conexiones

Entrada pH/mV Conector BNC hembra

Entrada conductividad Conector 8 polos macho DIN45326 Conector 8 polos MiniDin Interfaz serial y USB

Adaptador de red Conector 2 polos (positivo en el centro)

Medida de pH del instrumento

-2.000...+19.999pH Rango de medida

Resolución 0.01 o 0.001pH seleccionable del menú

Precisión ±0.001pH ±1digit

 $>10^{12}\Omega$ Impedancia de entrada

Error de calibración @25°C |Offset| > 20mV Slope > 63mV/pH o Slope < 50mV Sensibilidad > 106.5% o Sensibilidad

< 85% -50...+150°C

Compensación temperatura automática/manual

Medida del instrumento en mV

-1999.9...+1999.9mV Rango de medida

Resolución 0.1 mV ±0.1 mV ±1 digit Precisión 0.5 mV/año Deriva después de 1 año




Medida de conductividad del instrui Rango de medida	<i>mento</i> 0.00…19.99 μS/cm	<i>Resolución</i> 0.01 µS/cm	<i>Medida de la salinidad</i> Rango de medida	0.0001.999 g/l	<i>Resolución</i> 1 mg/l
Kcell=0.1 Rango de medida Kcell=1	0.0199.9 μS/cm 2001999 μS/cm	0.1 μS/cm 1 μS/cm	precisión (salinidad)	2.0019.99 g/l 20.0199.9 g/l ±0.5%1 digit	10 mg/l 0.1 g/l
Rango de medida	2.0019.99 mS/cm 20.0199.9 mS/cm 2001999 mS/cm	0.01 mS/cm 0.1 mS/cm 1 mS/cm	Compensación temperatura automática/manual	0100° C con $lpha_{T}$ selecci	onable de 0.00 a 4.00%/°C
Kcell=10 Precisión (conductividad)	±0.5%1 digit		Temperatura de referencia Factor de conversión ^X / TQS Constante de celda K (cm ⁻¹)	20°C o 25°C 0.40.8 0.1, 0.7, 1.0 y 10.0	
Medida de resistividad del instrume			,	, , ,	
Rango de medida Kcell=0.1	hasta 100MΩ·cm/(*)		Soluciones estándares reconocidas automáticamente (@25°C)	147 μS/cm	
Rango de medida Kcell=1	5.0199.9Ω·cm 200999Ω·cm 1.00k19.99kΩ·cm	$0.1\Omega\cdot cm$ $1\Omega\cdot cm$ $0.01k\Omega\cdot cm$,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1413 μS/cm 12880 μS/cm 111800 μS/cm	
20.0k99.9kΩ·cm 0.1kΩ·cm		0.1kΩ·cm	Medida de temperatura del instrumento		
	100k…999kΩ·cm 1…10MΩ·cm	1kΩ·cm 1MΩ·cm	Rango de medida Pt100 Rango de medida Pt100	-50+200°C -50+200°C	
Rango de medida Kcell=10	0.55.0Ω·cm	0.1Ω·cm	Resolución Precisión	0.1°C ±0.25°C	
Precisión (resistividad)	±0.5%±1digit		Deriva después de 1 año Constantes de celda preconfigurad	0.1°C/año las: K=0,01 - K=0,1 - K=1,1	K=10
Medida de los sólidos totales disuel	Itos (con coeficiente ^X /TDS=0	.5)			

Rango de medida 0.00...19.99 mg/l 0,05 mg/l Kcell=0.1 Rango de medida 0.0...199.9 mg/l 0,5 mg/l 1 mg/l 0,01 g/l Kcell=1 200...1999 mg/l 2.00...19.99 g/l 20.0...99.9 g/l 0,1 g/l Rango de medida Kcell=10 100...999 g/l 1 g/l

Precisión (conductividad) ±0.5%1 digit

(*) La medida de resistividad se consigue por el recíproco de la medida de la conductividad: la indicación de la resistividad, cerca del hondo escala, aparece como en la tabla siguiente.

K cell = (D.01 cm ⁻¹	K cell = 0,1 cm ⁻¹		
Conductividad (µS/cm)	Resistividad (MΩ·cm)	Conductividad (µS/cm)	Resistividad (MΩ·cm)	
0.001 µS/cm	1000 MΩ·cm	0.01 μS/cm	100 MΩ·cm	
0,002 μS/cm	500 MΩ·cm	0.02 μS/cm	50 MΩ·cm	
0,003 μS/cm	333 MΩ·cm	0.03 μS/cm	33 MΩ·cm	
0,004 µS/cm	250 MΩ·cm	0.04 μS/cm	25 MΩ·cm	
•••	•••			

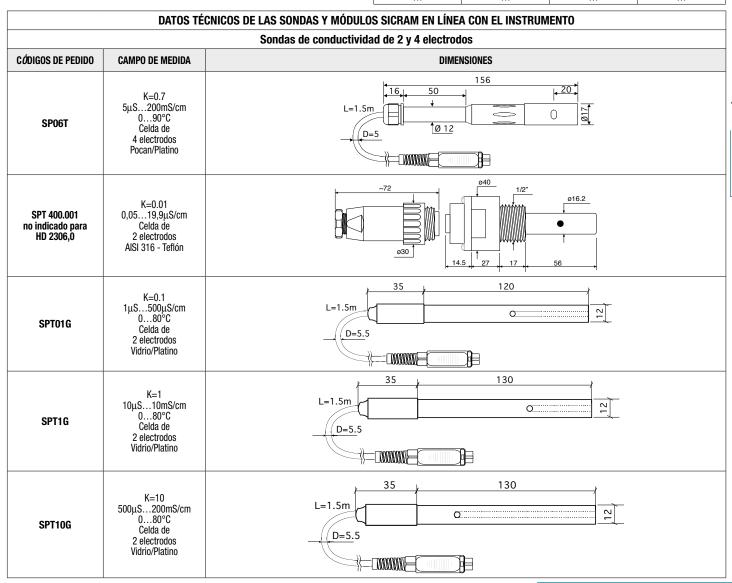

Sondas de temperatura con conector sensor Pt100 de 4 hilos y Pt1000 de 2 hilos

Modelo Tipo		Campo de utilizo	Precisión
TP47.100	Pt100 de 4 hilos	-50+200°C	Clase A
TP47.1000	Pt1000 de 2 hilos	-50+200°C	Clase A
TP87.100	Pt100 de 4 hilos	-50+200°C	Clase A
TP87.1000	Pt1000 de 2 hilos	-50+200°C	Clase A

Deriva en temperatura @20°C

0.005%/°C

CÓDIGOS DE PEDIDO

HD2156.1: El conjunto se compone de: instrumento HD2156.1, 4 baterías alcalinas de 1.5V, manual de instrucciones, maleta y software DeltaLog9.

HD2156.2: El conjunto se compone de: instrumento HD2156.2 datalogger, 4 baterías alcalinas de 1.5V, manual de instrucciones, maleta y software DeltaLog9.

Los electrodos de pH/mV, las sondas de conductividad, las sondas de temperatura, las soluciones estándares de referencia para los distintos tipos de mediciones, los cables de conexión para los electrodos pH con el conector S7, los cables para la descarga de los datos en el ordenador o en la impresora tienen que ser pedidos por separado.

HD2110CSNM: Cable de conexión MiniDin 8 polos - 9 polos sub D hembra para RS232C.

C.206: Cable para los instrumentos de la serie HD21...1 y .2 para conectarse directamente a la entrada USB del ordenador.

HD2101/USB: Cable de conexión USB 2.0 conector tipo A - MiniDin 8 polos (no adecuado para el HD2156.1K).

DeltaLog9: Otra copia del software para la descarga y la gestión de los datos en un ordenador para sistemas operativos Windows de 98 a XP.

SWD10: Alimentador estabilizado según tensión de red 100-240Vac/12Vdc-1A.

HD40.1: Conjunto compuesto por una impresora portátil térmica de 24 columnas, interfaz serial, longitud del papel 57 mm, 4 baterías recargables NiMH de 1.2V, alimentador SWD10, 5 rollos de papel térmico y manual de instrucciones.

BAT-40: Paquete de baterías como repuestos para la impresora HD40.1 con sensor de temperatura integrado.

RCT: conjunto de 4 rollos de papel térmico de 57 mm de anchura, diámetro 32 mm.

HD22.2: Portaelectrodos para laboratorio compuesto por una placa base con un agitador magnético incorporado, portaelectrodos ajustable en altura. Alimentado por instrumentos de banco de la serie HD22... con cable HD22.2.1 (opcional) o con alimentador SWD10 (opcional).

HD22.3: Portaelectrodos para laboratorio con base de metal. Brazo flexible portaelectrodos para el posicionamiento libre. Para electrodos Ø 12mm.

Electrodos pH

KP20: Electrodo combinado pH para uso general, de gel con conector de rosca S7 y cuerpo de Epoxy.

KP30: Electrodo combinado pH para uso general, cable de 1 m con BNC, de gel y cuerpo de Epoxy.

KP50: Electrodo combinado pH, con diafragma anular de Teflón, para emulsiones, aguas desmineralizadas, conector de rosca S7, de gel, cuerpo de vidrio.

KP61: Electrodo combinado pH de 3 diagramas para leche, cremas, etc., referencia líquida, con conector de rosca S7, cuerpo en vidrio.

KP62: Electrodo combinado pH de 1 diagrama para agua pura, barnices, de gel, con conector de rosca S7 y cuerpo de vidrio.

KP63: Electrodo combinado pH para uso general, barnices, cable de 1 m con BNC, referencia líquida y cuerpo de vidrio.

KP64: Electrodo combinado pH para aqua, barnices, emulsiones, etc., con BNC referencia líquida, con conector de rosca S7 y cuerpo en vidrio.

KP70: Electrodo combinado pH micro diám. 4,5 x L=25 mm. de gel con conector de rosca S7, cuerpo de Epoxy y de vidrio.

KP80: Electrodo combinado pH de punta, de gel con conector de rosca S7 y cuerpo de vidrio. KP100: Electrodo combinado pH para piel, cuero y papel, diafragma de Teflón, electrolítica KCI 3M, conector de rosca S7 y cuerpo de vidrio.

Características y dimensiones de los electrodos y de las sondas de la pág. 397

CP: Cable de prolongación 1,5 m con conectores BNC en un lado, S7 en el otro para electrodo sin cable.

CP5: Cable de prolongación 5 m con conectores BNC en un lado, S7 en el otro para electrodo sin cable.

CP10: Cable de prolongación 10 m con conectores BNC en un lado, S7 en el otro para electrodo sin cable.

CP15: Cable de prolongación 15 m con conectores BNC en un lado, S7 en el otro para electrodo sin cable.

CE: Conector de rosca S7 para electrodo pH.

BNC: BNC hembra para prolongación electrodo.

Electrodos ORP

KP90: Electrodo REDOX PLATINO con conector de rosca, S7, de GEL y cuerpo de vidrio. **KP91:** Electrodo REDOX PLATINO para uso general no pesado, de GEL, cable de 1 m con

Características y dimensiones de los electrodos de pág. 397

Soluciones Tampón pH

HD8642: Solución tampón 4.01 pH - 200 cc. HD8672: Solución tampón 6.86 pH - 200 cc. HD8692: Solución tampón 9.18pH - 200cc.

Soluciones Tampón ORP

HDR220: Solución tampón redox 220mV 0,5 l. HDR468: Solución tampón redox 468 mV 0,5 l.

Soluciones electrolíticas

KCL3M: Solución lista de 100 ml para el relleno de los electrodos.

Limpieza y mantenimiento

HD62PT: Limpieza de los diafragmas (tiourea en HCl) - 500 ml.

HD62PP: Limpieza de las proteínas (pepsina en HCl) - 500 ml.

HD62RF: Regeneración (acido fluorhídrico) - 100ml.

HD62SC: Solución para la conservación de los electrodos - 200ml.

Sondas de conductividad

Véase los códigos de pedido indicados en la tabla de las sondas de pág. 335.

Soluciones estándares de conductividad

HD8747: Solución estándar de calibración 0.001 mol/l igual que 147 μ S/cm @25°C, 200 cc.

HD8714: Solución estándar de calibración 0,01mol/l igual que 147 μS/cm @25°C, 200 cc. HD8712: Solución estándar de calibración 0,1 mol/l igual que 147 µS/cm @25°C, 200 cc.

HD87111: Solución estándar de calibración 1 mol/l igual que 111800 μS/cm @25°C, 200 cc.

Sondas de temperatura completas de módulo SICRAM

TP87: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 70 mm. Longitud del cable: 1 metro.

TP4721.0: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 3 mm, longitud 230 mm. Longitud del cable: 2 metros.

TP473P.0: Sonda de penetración, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 150 mm. Longitud del cable: 2 metros.

TP474C.0: Sonda de contacto, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 230 mm, superficie de contacto Ø 5 mm. Longitud del cable: 2 metros.

TP475A.0: Sonda para aire, sensor Pt100. Vástago Ø 4 mm, longitud 230 mm. Longitud del cable: 2 metros.

TP4721.5: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 6 mm, longitud 500 mm. Longitud del cable: 2 metros.

TP4721.10: Sonda de inmersión, sensor Pt100. Vástago Ø 6 mm, longitud 1.000 mm. Longitud del cable: 2 metros.

Sondas de temperatura sin módulo SICRAM

TP87.100: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 70 mm. Cable de conexión de 4 hilos con conector, longitud 1 metro.

TP87.1000: Sonda de inmersión sensor Pt100. Vástago de la sonda Ø 3 mm, longitud 70 mm. Cable de conexión de 2 hilos con conector, longitud 1 metro.

TP47: Conector para conectar las sondas: Pt100 directa de 4 hilos y Pt1000 de 2 hilos.

