

Matériel de laboratoire

Appareil de laboratoire

Réf :
701 639


Français – p 1

Kit bain-marie gamme NanoHeat®

Version : 4103

1. Guide de l'utilisateur

Afin d'obtenir les meilleures performances de ce produit, veuillez lire cette notice avec précaution et la conserver pour usage ultérieur.

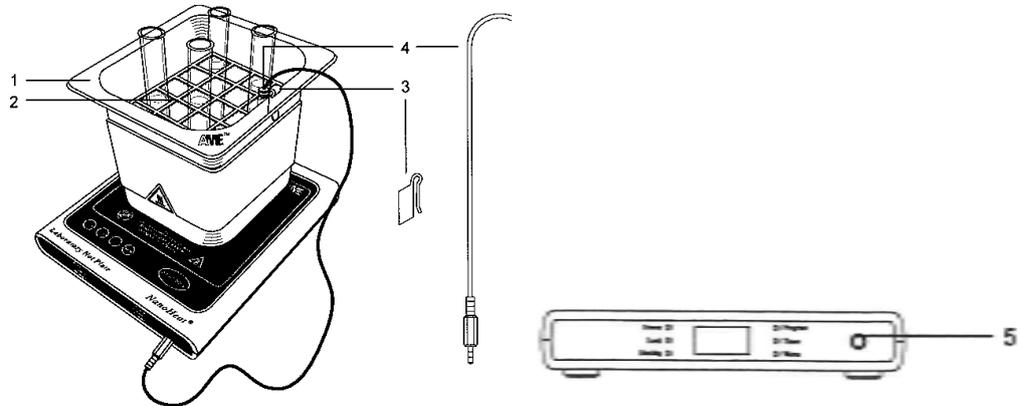

2. Présentation du produit

Ce kit bain-marie est un accessoire de la plaque chauffante NanoHeat® réf. 701 637.

| Le kit bain-marie comprend | Pièces associées à la plaque chauffante NanoHeat® réf. 701 637 |
|----------------------------------|--|
| 1. Un récipient en métal | 4. Une sonde externe |
| 2. Un portoir pour tubes à essai | 5. Port de la sonde externe |
| 3. Un support de sonde externe | |

3. Réglage du bain-marie

- Le kit bain-marie est conçu pour s'utiliser uniquement avec la plaque chauffante NanoHeat® réf. 701 637 et constitue un mini bain pour des températures de 30 à 90 °C. Nous vous invitons à consulter le manuel d'utilisation de la plaque chauffante réf. 701 637 pour son bon usage.
- Insérer le portoir de tubes à essai dans le récipient en métal.
- Remplir le récipient avec la quantité d'eau souhaitée et le placer sur la plaque chauffante à l'intérieur du cadre rouge.
- Insérer la sonde externe dans le support prévu à cet effet.
- Brancher le câble de la sonde à la plaque chauffante.
- La plaque chauffante avise qu'elle a détecté la sonde à l'aide d'un signal sonore.
- Régler la température du bain avec les touches « **Up** et **Down** », puis appuyer sur la touche « **Start/Stop** » de la plaque chauffante pour commencer à chauffer l'eau.
- Un voyant affiche à l'écran la température et lorsqu'elle atteint la valeur souhaitée, insérer les tubes à essai dans le portoir.
- Faire très attention à la surface des plaques et à la vapeur, chaudes, en introduisant les tubes à essais ou en retirant le bain-marie.
- Après utilisation, éteindre la plaque en appuyant sur la touche « **Start/Stop** ».

4. Caractéristiques

Nom du produit : Kit bain-marie
N° du modèle : WBK-111
Dimensions : 163 (l) x 176 (L) x 120 (H)
Poids net : 450 g

ATTENTION

Le kit de bain-marie est uniquement à usage de laboratoire. Il ne doit pas être utilisé en cuisine.

Ne pas utiliser d'objet métallique pour le nettoyage du récipient tant que l'appareil est branché sur un circuit électrique.

5. Garantie et service après-vente

Pour tous réglages, contacter le **Support Technique** au **0 825 563 563**.

La garantie est de 3 ans, le matériel doit être retourné dans nos ateliers et pour toutes les réparations ou pièces détachées, veuillez contacter :

JEULIN – S.A.V.
468 rue Jacques Monod
CS 21900
27019 EVREUX CEDEX France

0 825 563 563*

** 0,15 € TTC/min. à partir un téléphone fixe*



Assistance technique en direct

Une équipe d'experts
à votre disposition
du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30

- Vous recherchez une information technique ?
- Vous souhaitez un conseil d'utilisation ?
- Vous avez besoin d'un diagnostic urgent ?

Nous prenons en charge
immédiatement votre appel
pour vous apporter une réponse
adaptée à votre domaine
d'expérimentation :
Sciences de la Vie et de la Terre,
Physique, Chimie, Technologie.

Service gratuit*

0 825 563 563 choix n°3**

* Hors coût d'appel. 0,15 € TTC/min à partir d'un poste fixe.

** Numéro valable uniquement pour la France
métropolitaine et la Corse. Pour les DOM-TOM et les EFE,
composez le +33 2 32 29 40 50.

Aide en ligne
FAQ.jeulin.fr

Direct connection for technical support

A team of experts
at your disposal
from Monday to Friday
(opening hours)

- You're looking for technical information ?
- You wish advice for use ?
- You need an urgent diagnosis ?

We take in charge your request
immediately to provide you
with the right answers regarding
your activity field : Biology, Physics,
Chemistry, Technology.

Free service*

+33 2 32 29 40 50**

* Call cost not included.

** Only for call from foreign countries.



468, rue Jacques-Monod, CS 21900, 27019 Evreux cedex, France

Métropole • Tél : 02 32 29 40 00 - Fax : 02 32 29 43 99 - www.jeulin.fr - support@jeulin.fr

International • Tél : +33 2 32 29 40 23 - Fax : +33 2 32 29 43 24 - www.jeulin.com - export@jeulin.fr

SAS au capital de 1 000 000 € - TVA intracommunautaire FR47 344 652 490 - Siren 344 652 490 RCS Evreux